

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Photometer XD 7000



Istruzioni d'uso

IT

Printed in Germany.

© 2018, Tintometer GmbH
Printed in Germany.

Indice

1	Sicurezza	7
1.1	Avvertenze generali	7
1.2	Informazioni sulla sicurezza	7
1.2.1	Informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti Istruzioni d'uso	7
1.2.2	Segnali di sicurezza sul prodotto	8
1.2.3	Ulteriori documenti contenenti informazioni sulla sicurezza	8
1.3	Funzionamento sicuro	8
1.3.1	Uso conforme	8
1.3.2	Requisiti per un funzionamento sicuro	8
1.3.3	Funzionamento non consentito	8
1.4	Qualificazione necessaria dell'utilizzatore	9
1.5	Manipolazione di materiali pericolosi	9
2	Panoramica	11
2.1	Descrizione dell'apparecchio	11
2.2	Quadro operativo	12
2.3	Display	14
3	Messa in funzione	15
3.1	Kit di fornitura	15
3.2	Avvertenze generali per l'uso dell'apparecchio	15
3.3	Prima messa in funzione	16
3.3.1	Inserimento delle batterie tampone	16
3.3.2	Allacciamento alla rete	17
3.3.3	Prima accensione del fotometro	18
3.3.4	Impostazione della lingua	18
3.3.5	Impostazione della data e dell'ora	19
3.4	Collegamento di accessori opzionali	20
3.4.1	Interfacce di comunicazione	20
3.4.2	PC/stampante	21
3.4.3	Supporto di memoria USB	21
3.4.4	Tastiera PC	22
3.4.5	Letto del codice a barre	22
3.4.6	Alimentazione tramite un cavo di collegamento per autoveicoli a 12 V	23

4	Funzionamento	25
4.1	Accensione/spengimento del fotometro	25
4.2	Principi di comando generali	27
4.2.1	Navigazione con i tasti funzione e i menu	27
4.2.2	Breve presentazione dei percorsi di navigazione	28
4.2.3	Immissione di cifre, lettere e caratteri	29
4.2.4	Esempio di comando dettagliato: Commutazione della lingua	31
4.2.5	Inserimento della cuvetta	32
4.2.6	Tipi di cuvette utilizzabili	34
4.3	Impostazioni dell'apparecchio e gestione del sistema	34
4.3.1	Lingua	35
4.3.2	Data/Ora	35
4.3.3	Impostazioni display	36
4.4	Regolazione zero	36
4.5	Misurazioni in modalità <i>Concentrazione</i>	40
4.5.1	Misurazione di test di cuvette con codice a barre	40
4.5.2	Misurazione di test di reagenti, lettore del codice a barre esterno	41
4.5.3	Misurazione di metodi definiti dall'utente	42
4.5.4	Valori del campo di misura superati o non raggiunti	43
4.5.5	Selezione manuale del metodo	44
4.5.6	Impostazioni per la modalità <i>Concentrazione</i>	46
4.5.7	Misurazione di campioni diluiti	47
4.5.8	Valore bianco del campione	48
4.5.9	Valore bianco dei reagenti	50
4.5.10	Calibrazione utente (adattamento standard)	55
4.5.11	Correzione torbidità automatica	62
4.5.12	Programmazione/modifica dei metodi definiti dall'utente	62
4.6	Misurazione dell'Assorbanza/Trasmittanza %	74
4.6.1	Generalità	74
4.6.2	Esecuzione di una misura della trasmittanza o dell'assorbanza	74
4.6.3	Misurazione contro Assorbanza di riferimento	75
4.7	Metodi Speciale / Lunghezza d'onda multipla	78
4.7.1	Principi base delle misurazioni a Speciale / Lunghezza d'onda multipla	78
4.7.2	Programmazione/modifica di metodi a Speciale / Lunghezza d'onda multipla	78
4.7.3	Selezione del metodo Speciale / Lunghezza d'onda multipla	86
4.7.4	Esecuzione di misurazioni Speciale / Lunghezza d'onda multipla	87
4.8	Spettro	90
4.8.1	Generalità	90
4.8.2	Registrazione dello Spettro	91
4.8.3	Caricamento/elaborazione dello spettro	93
4.8.4	Salvataggio/esportazione di uno spettro	97

4.9	Cinetica	98
4.9.1	Creazione/modifica dei profili per registrazioni della Cinetica	98
4.9.2	Caricamento di un profilo per la registrazione Cinetica	101
4.9.3	Registrazione della Cinetica	102
4.9.4	Salvataggio/esportazione della registrazione Cinetica	105
4.9.5	Caricamento della registrazione Cinetica	106
4.9.6	Elaborazione della registrazione Cinetica	107
4.10	Timer	110
4.10.1	Timer definiti dall'utente (<i>User defined timer</i>)	110
4.10.2	Timer per le analisi	111
4.11	Memoria	113
4.11.1	Panoramica	113
4.11.2	Informazioni relative all'utilizzo di supporti di memoria USB	114
4.11.3	Set di dati	114
4.11.4	Salvataggio manuale dei set di dati	115
4.11.5	Salvataggio automatico di set di dati	116
4.11.6	Visualizzazione della memoria dei dati di misura	117
4.11.7	Configurazione dei filtri per i set di dati	119
4.11.8	Inversione del filtro	121
4.11.9	Cancellazione di set di dati	122
4.11.10	Salvataggio di registrazioni cinetiche, spettri e file DeviceCheck	123
4.11.11	Salvataggio dei dati in un file pdf	123
4.12	Salvataggio/esportazione dei file	124
4.12.1	Copia di tutti i file con i dati di misura su una memoria USB	124
4.12.2	Copia di metodi/profilo propri su una memoria USB	125
4.12.3	Copia di file su un altro PC	126
4.12.4	Accesso a file del fotometro tramite Ethernet	127
4.13	Importazione di file	129
4.13.1	Importazione di spettri o registrazioni cinetiche da una memoria USB	129
4.13.2	Importazione di metodi/profilo da una memoria USB	129
4.14	Stampa di dati (USB)	131
4.14.1	Stampante e programma terminale	131
4.14.2	Impostazioni per la trasmissione dei dati	131
4.14.3	Stampa di set di dati	132
4.14.4	Stampa di spettri o registrazioni Cinetica	133
4.15	Garanzia della qualità dei risultati (DeviceCheck)	134
4.15.1	Generalità	134
4.15.2	Controllo del fotometro (PCheck)	134
4.15.3	Controllo del fotometro e del metodo (MCheck)	140
4.15.4	Controllo dell'effetto matrice del campione (SCheck)	144
4.16	Gestione utente	150
4.16.1	Livelli di abilitazione e diritti di accesso per gli utenti	150
4.16.2	Attivazione/disattivazione della Gestione utente	151
4.16.3	Abilitazione, modifica o disabilitazione di uno user account	152
4.16.4	Accesso con gestione utenti attivata	155
4.16.5	Modifica della password	156

4.17	Reset	157
4.18	Informazioni riguardanti l'apparecchio ([Info])	158
4.19	Contatore lampada	158
4.20	Update del software e dei metodi	159
4.20.1	Update del software e dei metodi tramite supporto di memoria USB	159
4.20.2	Funzioni remote	161
5	Manutenzione, pulizia	162
5.1	Sostituzione della lampadina	162
5.2	Sostituzione della batteria tampone	163
5.3	Pulizia	165
5.3.1	Pulizia dell'apparecchio	165
5.3.2	Pulizia del vano portacuvette	165
5.3.3	Pulizia della lente del detector	166
6	Cosa fare se...	167
6.1	Misure da adottare in caso di rottura della cuvetta	167
6.2	Cause di errore e soluzione del problema	168
7	Dati tecnici	172
7.1	Caratteristiche di misura	172
7.2	Archiviazione dei valori misurati e garanzia della qualità	175
7.3	Dati tecnici dell'apparecchio	175
8	Accessori, opzioni	178
8.1	Accessori	178
8.2	Strumenti di prova	179
8.3	Accessori opzionali	179
8.4	Cavo di connessione	179
9	Appendice	180
9.1	Glossario	180
9.2	Indice dei marchi	182
9.3	Indice delle parole chiave	183

1 Sicurezza

1.1 Avvertenze generali

Il produttore declina ogni responsabilità e non fornisce alcuna garanzia per danni connessi e conseguenti all'uso improprio, alla mancata osservanza delle presenti Istruzioni d'uso, all'impiego di personale specializzato non adeguatamente qualificato e ad eventuali modifiche apportate in proprio all'apparecchio.

Il produttore non risponde di costi o danni che possono insorgere per l'utente o terzi in seguito all'impiego del presente apparecchio, in particolare in caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio o di uso improprio o guasti al collegamento o all'apparecchio stesso.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa.

1.2 Informazioni sulla sicurezza

1.2.1 Informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti Istruzioni d'uso

Le presenti Istruzioni d'uso contengono informazioni importanti per l'utilizzo sicuro del prodotto. Leggere attentamente le presenti istruzioni e acquisire familiarità con il prodotto prima di metterlo in funzione o di lavorare con esso. Tenere sempre il presente manuale a portata di mano, per poterlo consultare all'occorrenza.

Le avvertenze particolarmente rilevanti per la sicurezza sono evidenziate all'interno del presente manuale. Tali avvertenze di sicurezza sono riconoscibili dal simbolo di avvertimento (triangolo) sul margine sinistro. La parola di segnalazione (ad es. "ATTENZIONE") specifica il grado di pericolo:



AVVERTENZA

segnala una situazione di pericolo che, se non osservata, può causare lesioni gravi o addirittura mortali.



ATTENZIONE

segnala una situazione di pericolo che, se non osservata, può causare lesioni lievi (reversibili).

AVVISO

segnala danni materiali che possono verificarsi in caso di mancata osservanza delle misure indicate.

1.2.2 Segnali di sicurezza sul prodotto

Osservare tutti gli adesivi, i cartelli di avviso e i simboli di sicurezza presenti sul prodotto. Un simbolo di avvertimento (triangolo) senza testo rimanda a informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti Istruzioni d'uso.

1.2.3 Ulteriori documenti contenenti informazioni sulla sicurezza

I seguenti documenti contengono ulteriori informazioni da osservare per la propria sicurezza durante i lavori con un sistema di misurazione:

- le Istruzioni d'uso di altri componenti dell'XD 7000 (accessori)
- le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici.

1.3 Funzionamento sicuro

1.3.1 Uso conforme

L'uso conforme del fotometro consiste esclusivamente nell'esecuzione di misurazioni fotometriche come descritto nelle presenti Istruzioni d'uso. Osservare le specifiche tecniche delle cuvette al Capitolo 7 DATI TECNICI. Qualunque utilizzo divergente è da considerarsi **non** conforme.

1.3.2 Requisiti per un funzionamento sicuro

Per un funzionamento sicuro è necessario osservare i seguenti punti:

- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in base allo scopo di utilizzo previsto.
- Il prodotto deve essere alimentato soltanto con le sorgenti di energia elettrica indicate nel presente manuale.
- Il prodotto deve essere messo in funzione soltanto in condizioni ambientali conformi a quelle descritte nel presente manuale.
- Il prodotto non deve essere aperto.

1.3.3 Funzionamento non consentito

Il prodotto non deve essere messo in funzione qualora:

- sia visibilmente danneggiato (ad es. dopo un trasporto)
- sia stato immagazzinato per un periodo di tempo prolungato in condizioni non adeguate (per le condizioni di immagazzinamento, vedi Capitolo 7 DATI TECNICI)

1.4 Qualificazione necessaria dell'utilizzatore

L'analisi fotometrica per mezzo di set di test richiede spesso la manipolazione di materiali pericolosi.

Il personale operativo deve pertanto essere in possesso di un'adeguata formazione professionale ed esperienza per garantire la corretta manipolazione dei materiali pericolosi. Il personale operativo deve essere in grado di capire e applicare correttamente in particolare i simboli e i relativi avvertimenti di sicurezza posti sulle confezioni e sui fogli illustrativi dei set di test.

1.5 Manipolazione di materiali pericolosi

Durante lo sviluppo di set di test, Tintometer verifica attentamente che questi possano essere eseguiti in piena sicurezza. Tuttavia, non è sempre possibile escludere pericoli residui dovuti a sostanze pericolose.

In caso di utilizzo di test o soluzioni prodotti in proprio, la responsabilità per eventuali pericoli da essi derivanti è esclusivamente dell'utilizzatore (responsabilità propria).



AVVERTENZA

L'uso scorretto di determinati reagenti può causare danni alla salute. In ogni caso è necessario osservare i simboli di sicurezza presenti sulla confezione e le norme di sicurezza descritte nel foglio illustrativo. Le misure di protezione qui indicate devono essere assolutamente rispettate.


Schede tecniche di sicurezza

Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici contengono tutte le informazioni riguardanti una manipolazione sicura, eventuali fonti di pericolo come pure le misure preventive e in caso di pericolo. Osservare queste informazioni per lavorare in piena sicurezza.

2 Panoramica

2.1 Descrizione dell'apparecchio


Parte anteriore
dell'apparecchio

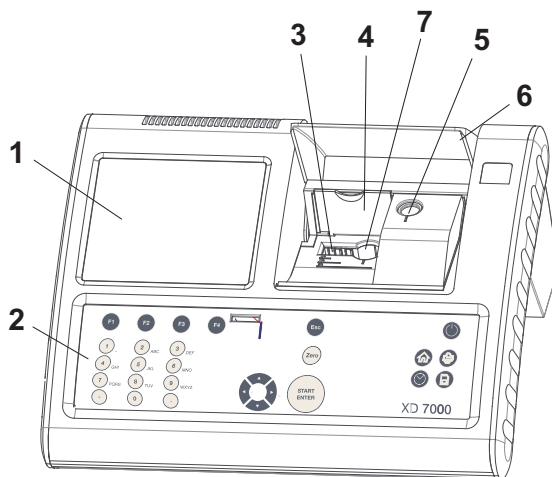

- 1 Display
- 2 Quadro operativo
- 3 Vano per cuvette rettangolari
- 4 Coperchio ribaltabile
- 5 Vano per cuvette cilindriche
- 6 Copertura del vano portacuvette
- 7 Vano per cuvette cilindriche 24 mm

Figura 2-1 Lato anteriore dell'apparecchio con elementi di comando

Prese di
connessione sul
lato posteriore
dell'apparecchio

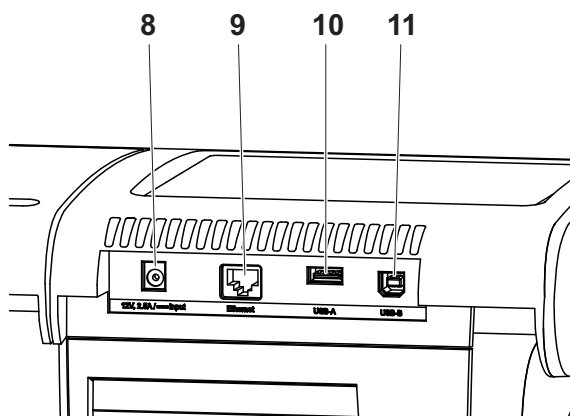

- 8 Attacco per alimentatore
- 9 Porta Ethernet
- 10 Porta USB-A
- 11 Porta USB-B


Figura 2-2 Lato posteriore dell'apparecchio con prese di connessione



Tutte le prese corrispondono a SELV.

2.2 Quadro operativo

Panoramica

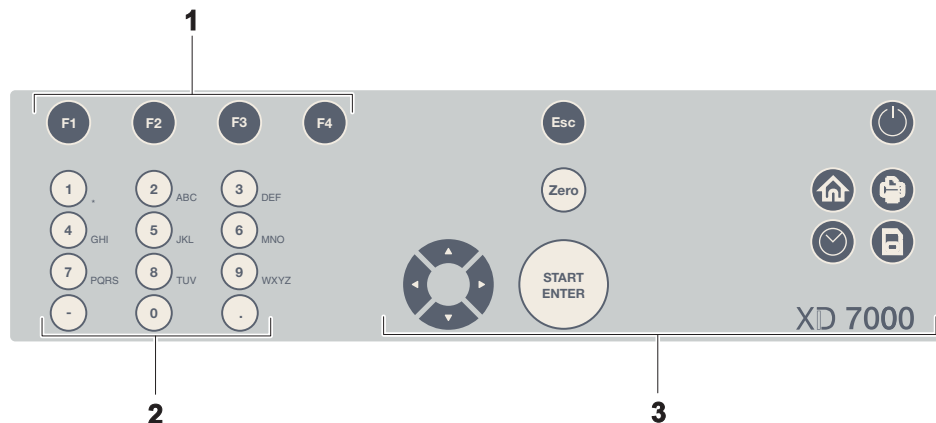

1 Tasti funzione F1 - F4 (la funzione dipende dal menu)

2 Tastiera alfanumerica





3 Tasti con funzione specifica

Figura 2-3 Quadro operativo

Funzioni dei tasti

I tasti disposti sul lato destro del quadro operativo hanno le seguenti funzioni:

Tasto	Denominazione	Funzioni
	<ON/OFF>	- Accende e spegne il fotometro.
	<HOME>	- Torna al menu principale da qualsiasi situazione di comando. Le operazioni non completate vengono annullate.
	<PRINT>	- Invia il valore misurato visualizzato a una porta seriale, quando nella riga di stato appare il simbolo <i>Stampante</i> .
	<STORE>	- Salva un valore visualizzato o uno spettro quando nella riga di stato appare il simbolo <i>Salva</i> .
	<ZERO-BLANK>	- Avvia, a seconda della situazione, una delle seguenti misurazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione zero - Misurazione del valore del bianco - Misurazione della linea base - Calibrazione utente

Tasto	Denominazione	Funzioni
	<TIMER>	– Apre il menu <i>Timer</i> .
	<ESC>	– Interrompe l'operazione in corso. Cancella tutte le immissioni non ancora salvate. – Passa al livello del menu immediatamente superiore.
	<START·ENTER>	– Avvia un'operazione (ad es. una misurazione). – Apre il menu selezionato. – Conferma una selezione o un'immissione – Corrisponde al tasto "Test" nella descrizione del metodo
 (tasti a freccia)	<▲> o <▼>	– Sposta la selezione all'interno di menu ed elenchi di una posizione verso l'alto o verso il basso
	<◀>	– Cancella il carattere a sinistra del cursore durante l'immissione di caratteri – Muove verso sinistra il cursore in uno spettro o un diagramma cinetico.
	<▶>	– Muove verso destra il cursore in uno spettro o un diagramma cinetico.

Tasti funzione

I tasti funzione da F1 a F4 assolvono a funzioni diverse a seconda della situazione di comando. Le funzioni correnti vengono visualizzate nel menu dei tasti funzione nel margine inferiore dello schermo (vedi Paragrafo 4.2.1).

2.3 Display



Elementi del display



- 1 Riga di stato (stato attuale, data e ora)
- 2 Campo di visualizzazione per menu o risultati delle misurazioni
- 3 Menu dei tasti funzione

Figura 2-4 Display

Simboli nella riga di stato

Simbolo	Denominazione	Funzione
	Salva	Il tasto <STORE> è attivato. Con <STORE> è possibile salvare i dati visualizzati (vedi Paragrafo 4.11).
	Stampante	Il tasto <PRINT> è attivato. Con <PRINT> è possibile inviare i dati visualizzati ad una porta seriale (vedi Paragrafo 4.14).

3 Messa in funzione

3.1 Kit di fornitura

- Spettrofotometro XD 7000
- Alimentatore con cavo di collegamento
- 4 batterie tampone AA alcaline-manganese (mignon)
- Due cuvette zero (16 mm e 24 mm, cilindriche)
- Quattro cuvette 24 mm, cilindriche
- Cinque palette di agitazione in plastica, 13 cm
- Istruzioni d'uso compatte (5 lingue)
- Guida sintetica (27 lingue)
- Penna USB con
 - Guida sintetica (27 lingue)
 - Istruzioni d'uso dettagliate (8 lingue)
 - Versione aggiornata del firmware e update dei metodi
 - Manuale dei metodi

Imballaggio

Il fotometro viene spedito avvolto in un imballaggio di protezione.



ATTENZIONE

Conservare assolutamente l'imballaggio originale, anche quello interno, perché studiato appositamente per proteggere l'apparecchio dagli urti durante un eventuale trasporto.

In caso di riparazione, l'apparecchio deve essere rispedito nell'imballaggio originale.

Ricordiamo che non rispondiamo di eventuali danni causati da trasporto in un imballaggio non idoneo.

3.2 Avvertenze generali per l'uso dell'apparecchio

Proteggere sempre l'apparecchio da condizioni che potrebbero danneggiare i componenti meccanici, ottici ed elettronici. Si consiglia di osservare in particolare i seguenti punti:

- durante l'utilizzo e anche in magazzino accertarsi che la temperatura e l'umidità dell'aria siano nei limiti indicati al Capitolo 7 DATI TECNICI;
- tenere in qualsiasi momento l'apparecchio lontano dalle seguenti fonti di pericolo:
 - polvere, umidità e bagnato
 - luce diretta e temperature elevate
 - vapori corrosivi o contenenti forti diluenti.

- Per le misurazioni l'apparecchio deve essere collocato su una superficie piana.
- Eventuali spruzzi di liquido o materiale rovesciato devono essere immediatamente rimossi (vedi Paragrafo 5.3 PULIZIA o Paragrafo 6.1 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ROTTURA DELLA CUVETTA).
- Richiudere sempre il vano portacuvette in caso di inutilizzo del fotometro.
- Durante il trasporto dell'apparecchio il vano portacuvette deve essere vuoto.
- Per l'impiego mobile si consiglia di utilizzare la valigetta di trasporto (cod. art. 71310010, vedi Paragrafo 8.1 ACCESSORI).

3.3 Prima messa in funzione

Eeguire le seguenti operazioni:

- Inserire le batterie tampone (vedi Paragrafo 3.3.1)
- Collegare l'apparecchio alla rete (vedi Paragrafo 3.3.2)
- Accendere il fotometro (vedi Paragrafo 3.3.3)
- impostare la lingua (vedi Paragrafo 3.3.4)
- impostare la data e l'ora (vedi Paragrafo 3.3.5)
- Effettuare una regolazione zero (vedi Paragrafo).




Impostando la lingua, la data e l'ora come descritto ai paragrafi 3.3.4 e 3.3.5, è possibile familiarizzare velocemente con l'impiego del XD 7000. Per ulteriori informazioni riguardo all'uso vedi anche il Paragrafo 4.2 PRINCIPI DI COMANDO GENERALI.

3.3.1 Inserimento delle batterie tampone

Quattro batterie tampone (del tipo AA o mignon, fornite in dotazione) alimentano l'orologio integrato quando il fotometro è spento.

Inserire le batterie nel modo seguente:

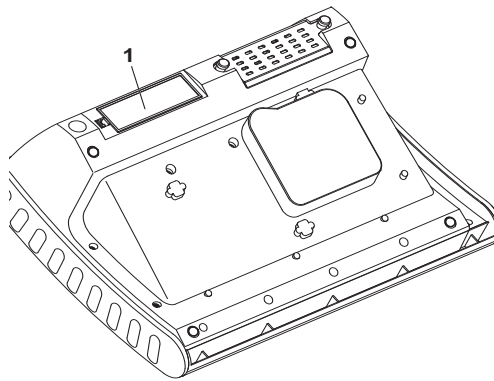

- 1 Appoggiare l'apparecchio su una superficie morbida con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
- 2 Aprire il coperchio del vano batterie (1).
- 3 Inserire le quattro batterie nel vano portabatterie. Prestare attenzione ai contrassegni di polarità delle batterie.
- 4 Chiudere il coperchio del vano batterie.

Durata delle batterie

L'orologio consuma solo pochissima energia. In caso di utilizzo di batterie di qualità elevata, la durata è di almeno cinque anni.

3.3.2 Allacciamento alla rete

L'allacciamento alla rete avviene per mezzo dell'alimentatore fornito in dotazione. L'alimentatore di rete fornisce al fotometro corrente a basso voltaggio (12 V CC).




ATTENZIONE

La tensione di rete applicata deve corrispondere alle specifiche indicate sull'alimentatore (le specifiche sono indicate anche nel Capitolo 7 DATI TECNICI). Usare sempre e solo l'alimentatore di rete originale a 12 V allegato alla fornitura.

Prima di inserirlo, controllare che il cavo di allacciamento alla rete non sia danneggiato.

In caso di cavo di allacciamento alla rete danneggiato, non utilizzare assolutamente l'apparecchio.

Collegamento dell'alimentatore

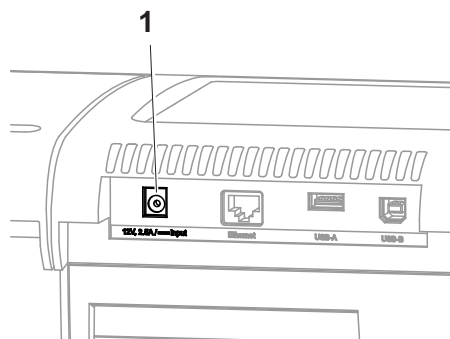

- 1 Inserire la microspina dell'alimentatore nella presa (1) del fotometro.
- 2 Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.

L'illuminazione del display si accende brevemente e poi si rispegne.

Funzionamento con una fonte di tensione elettrica a 12 V portatile

L'XD 7000 può essere utilizzato anche in modalità portatile e in modo indipendente dall'alimentazione elettrica presente sul posto.

A tal fine è necessaria una fonte di tensione a 12 V come ad esempio il nostro alimentatore a 12 V (cod. art. 711050) o il nostro cavo di collegamento per veicoli a 12 V (cod. art. 71310020) (vedi Paragrafo 3.4.6).

3.3.3 Prima accensione del fotometro

Alla prima accensione, l'apparecchio guida automaticamente l'utente attraverso i menu di impostazione della lingua, della data e dell'ora (vedi i punti che seguono).

Lingua	16.01.17 9:52
Deutsch	
✓ English	
Français	
Español	
Italiano	
Bulgaro/Български	
Česko	
Cinese semplificato/ 中	
Cinese tradizionale/ 繁	
Greco/Ελληνικά	

1 Premere <ON/OFF>.

Il fotometro è acceso.

Il display passa all'impostazione della lingua (vedi Paragrafo 3.3.4).

Dopo l'impostazione della lingua, il fotometro passa all'autotest.

Quando la prima messa in funzione è completata, dopo l'autotest ad ogni nuova accensione l'apparecchio visualizza il menu *Men principale* (vedi Paragrafo 4.1).

3.3.4 Impostazione della lingua

Alla prima accensione, l'utente viene automaticamente guidato all'impostazione della lingua dell'apparecchio.

Lingua	16.01.17 9:52
Deutsch	
✓ English	
Français	
Español	
Italiano	
Bulgaro/Български	
Česko	
Cinese semplificato/ 中	
Cinese tradizionale/ 繁	
Greco/Ελληνικά	

1 Selezionare una lingua con <▲><▼>.

2 Con <START-ENTER> confermare la lingua selezionata.

La modifica della lingua è stata memorizzata.

La lingua attualmente selezionata è contrassegnata mediante un segno di spunta.

Il display passa all'impostazione della *Data* e dell'*Ora* (vedi Paragrafo 3.3.5).

Al termine della prima messa in funzione, la lingua può essere modificata in qualsiasi momento nel menu *Setup generale / Lingua* (vedi Paragrafo 4.2.4).

3.3.5 Impostazione della data e dell'ora

Durante la prima messa in funzione e dopo aver impostato la lingua dell'apparecchio, quest'ultimo passa automaticamente all'impostazione della data e dell'ora.

Data/Ora	16.01.17 9:52
Data	16.01.2017
Ora	9:52:09
Ok	

Il menu *Data/Ora* è aperto.

Con <▲><▼> selezionare una voce del menu e con <START-ENTER> confermarla o aprirla.

- 1 Selezionare *Data* e confermare.
Si apre il campo di immissione della data attuale.

Data/Ora	16.01.17 9:52
Data	16.01.2017
Ora	9:52:09
Ok	

Data
 16 .01.2017

- 2 Immettere la data con <0...9> e confermare.
Il campo di immissione si chiude. La data è impostata.

- 3 Selezionare *Ora* e confermare.
Si apre il campo di immissione dell'ora corrente.

Data/Ora	16.01.17 9:52
Data	16.01.2017
Ora	9:52:09
Ok	

Ora
 09 : 52 : 09

- 4 Immettere l'ora con <0...9> e confermare.

Il campo di immissione si chiude. L'ora è impostata.

Al termine della prima messa in funzione, la data e l'ora possono essere modificate in qualsiasi momento nel menu *Setup generale / Data/Ora* (vedi Paragrafo 4.2.4).

3.4 Collegamento di accessori opzionali

3.4.1 Interfacce di comunicazione

Collegamenti

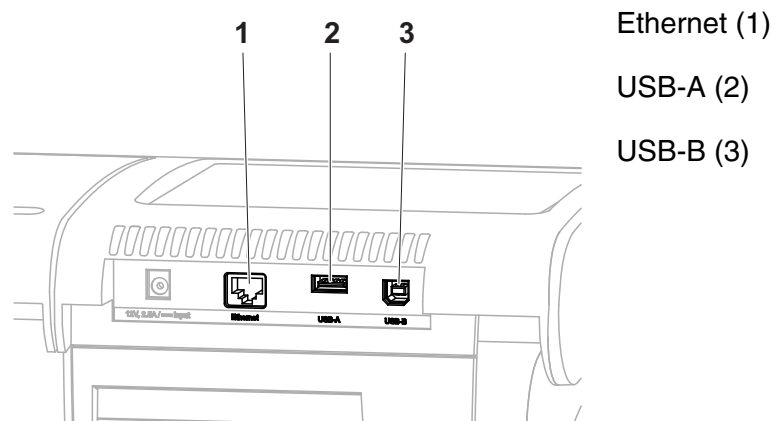


Figura 3-1 Interfacce di comunicazione sul lato posteriore dell'apparecchio

Al fotometro è possibile collegare i seguenti accessori:

- PC (vedi Paragrafo 3.4.2)
- stampante (vedi Paragrafo 3.4.2)
- supporti di memoria USB (vedi Paragrafo 3.4.3)
- tastiera per PC USB (vedi Paragrafo 3.4.4)
- lettore del codice a barre (vedi Paragrafo 3.4.5)
- cavo di ricarica per autoveicoli a 12 V (vedi Paragrafo 3.4.6)



Il numero delle porte USB-A può essere ampliato mediante un hub a 2 porte USB reperibile in commercio con alimentazione di corrente propria.

3.4.2 PC/stampante

PC e stampante possono essere collegati al fotometro nei seguenti modi:

Interfaccia	PC	Stampante	Funzioni
USB-A		✓	Con <PRINT> i dati vengono stampati.
USB-B	✓	-	Consente il collegamento diretto fra fotometro e PC. Questo permette ad es. di trasmettere i dati di misura al PC (vedi Paragrafo 4.12 e Paragrafo 4.14) o di aggiornare il software del fotometro (vedi Paragrafo 4.20.1). Dopo aver collegato l'apparecchio al PC, è possibile accedere sia all'apparecchio che ad un supporto di memoria USB per copiare dati e file sul PC.



Sono adatte stampanti PCL compatibili (per maggiori dettagli vedi Paragrafo 4.14.1 STAMPANTE E PROGRAMMA TERMINALE).

3.4.3 Supporto di memoria USB

Con un supporto di memoria USB (ad es. una penna USB) è possibile

- aggiornare il software dell'apparecchio e i dati dei metodi (Paragrafo 4.20)
- trasferire dati sul supporto di memoria USB (Paragrafo 4.11 e Paragrafo 4.12)

I supporti di memoria USB vengono collegati alla porta USB-A.



Leggere attentamente le informazioni riguardanti l'utilizzo dei supporti di memoria USB (vedi Paragrafo 4.11.2).

3.4.4 Tastiera PC

Con la tastiera PC è possibile immettere lettere, ad esempio per assegnare nomi come identificativo (ID).

Inoltre, alcuni tasti della tastiera PC sono occupati da funzioni specifiche del fotometro:

Fotometro	Tastiera PC
<START·ENTER>	Enter
<ESC>	Esc
Da <F1> a <F4> (tasti funzione)	F1 - F4
<▲><▼><◀><▶> (tasti freccia)	Tasti freccia
<HOME>	F5
<PRINT>	F6
<STORE>	F7
<ZERO·BLANK>	F8
<TIMER>	F9
<ON/OFF>	F12
Caratteri e lettere in base alle Istruzioni d'uso	Tasto corrispondente sulla tastiera
0..9	0..9
-	-
.	.

La tastiera PC USB viene collegata alla porta USB-A.

3.4.5 Lettore del codice a barre

Il lettore del codice a barre consente un'immissione semplificata di sequenze di caratteri alfanumerici e può essere utilizzato in tutte le situazioni di comando che richiedono un'immissione di testo o di numeri. Il lettore del codice a barre viene collegato alla porta USB-A.

Inoltre, questo può essere utilizzato per la selezione del metodo. Per ogni descrizione di un metodo esiste un codice a barre. Se l'apparecchio si trova in modalità Concentrazione, dopo la lettura di questo codice a barre l'apparecchio passa direttamente al metodo corrispondente.

I codici a barre dei metodi si trovano nella descrizione del rispettivo metodo, sui pacchetti dei reagenti, e possono essere scaricati anche dal nostro sito Internet per poterli implementare nelle proprie istruzioni di lavoro.

Un lettore del codice a barre compatibile è disponibile con il cod. art. 71310030.




- Prima di utilizzare il fotometro, configurare il lettore del codice a barre per l'utilizzo del codice 128 (vedi le istruzioni d'uso del proprio lettore del codice a barre).
- Molti lettori di codici a barre integrano di fabbrica il codice a barre letto con un carattere di controllo LF (Line Feed) o CR (Carriage Return). Questa impostazione porta ad anomalie di funzionamento nel menu Concentrazione dello spettrofotometro. In questo caso modificare l'impostazione del proprio lettore di codici a barre in modo tale che dopo il codice a barre letto non venga più trasmesso alcun suffisso tramite l'interfaccia USB (vedi le istruzioni d'uso del proprio lettore del codice a barre).

3.4.6 Alimentazione tramite un cavo di collegamento per autoveicoli a 12 V

Con il cavo di collegamento per autoveicoli a 12 V (cod. art. 71310020) è possibile utilizzare lo spettrofotometro XD 7000 in modalità portatile e in modo indipendente dall'alimentazione elettrica presente sul posto.

È sufficiente utilizzare una fonte d'energia a 12 V come ad es. un accumulatore a 12 V o una batteria per auto a 12 V.

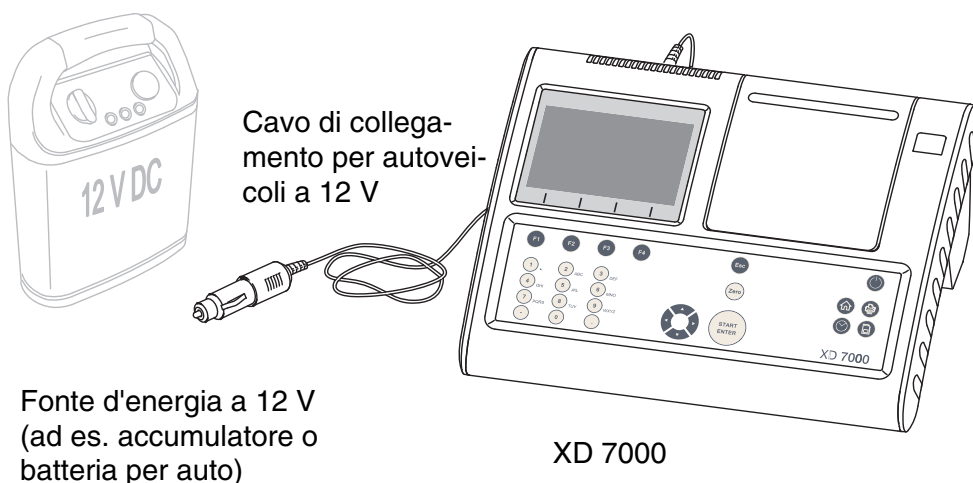

Fonte d'energia a 12 V
(ad es. accumulatore o
batteria per auto)

XD 7000

Sicurezza

Se si utilizza una batteria esterna, dovranno in ogni caso essere osservate le misure di sicurezza indicate sulla batteria stessa.

Assicurarsi che l'accumulatore sia adatto per il funzionamento dello spettrofotometro (vedi Dati tecnici dell'accumulatore e Dati tecnici dello spettrofotometro).

Durata di esercizio con batteria

La durata massima d'esercizio dipende da diversi fattori:

- batteria (ad es. capacità nominale, condizioni, età)
- modalità operativa dello spettrofotometro (ad es. frequenza delle misurazioni)
- fotometro (modello)

Esempio Durata d'esercizio con una batteria in ottimo stato del tipo 12 V / 19 Ah: circa 16 h



Lo spettrofotometro consuma energia anche in modalità standby.

Se in caso di alimentazione a batteria l'apparecchio non viene utilizzato, si consiglia di staccare il cavo di collegamento per autoveicoli.



Presca a 12 V Sono adatti cavi di collegamento con le seguenti caratteristiche:

Tensione	12 V
Intensità di corrente	8 A
Adattatore DC	2,5 x 5,5 mm
Contatto interno	Polo positivo


4 Funzionamento

4.1 Accensione/spegnimento del fotometro

Accensione

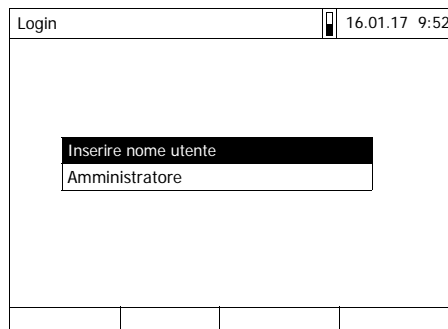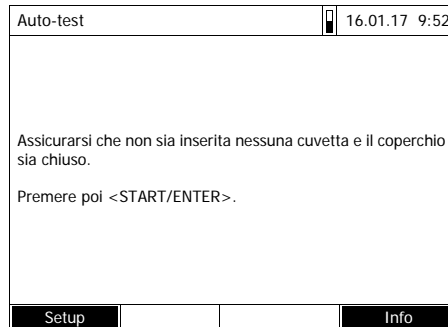

Avvio dell'Auto-test

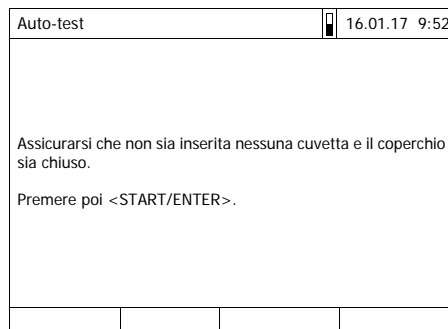

Auto-test

Durante l'autotest, tutte le cuvette devono essere rimosse e la copertura del vano portacuvette deve essere chiusa. L'autotest viene eseguito in background e può durare alcuni minuti.

- 1 Accendere il fotometro con **<ON/OFF>**.

Sul display viene visualizzata

- la finestra di dialogo *Auto-test* (se non è attivata la gestione utenti)

oppure

- la finestra di dialogo *Login* (se è attivata la gestione utenti).

Se è attivata la gestione utenti:

- 2 Login


Immettere il nome utente e la password oppure registrarsi come ospite (vedi Paragrafo 4.16.4).

Nel fotometro viene quindi visualizzata la finestra di dialogo *Auto-test*.

- 3 Rimuovere tutte le cuvette e chiudere la copertura del vano portacuvette.

- 4 Con **<START-ENTER>** avviare l'autotest.

Il fotometro esegue l'autotest.

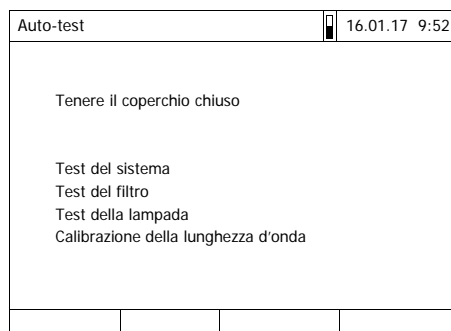

L'autotest prevede:

- il test della memoria, del processore, di interfacce interne, del filtro e della lampada
- una calibrazione per ogni lunghezza d'onda

Al termine dell'autotest, sul display viene visualizzato il menu principale.



Il risultato dell'autotest può essere visualizzato e stampato con il tasto funzione *[Info]* (vedi Paragrafo 4.18).

Calibrazione automatica della lunghezza d'onda

Con la calibrazione automatica della lunghezza d'onda, il fotometro verifica e calibra la precisione delle lunghezze d'onda generate (dal monocromatore).

La calibrazione della lunghezza d'onda del fotometro viene eseguita regolarmente dopo l'accensione (durante l'autotest) e viene ripetuta automaticamente durante il funzionamento ogni 15, 30, 60, 120 e 240 minuti.


Mentre il fotometro esegue la calibrazione automatica della lunghezza d'onda, sul display viene visualizzato un avviso. La calibrazione automatica della lunghezza d'onda si avvia solo quando il vano portacuvette è vuoto. Se una cuvetta è inserita nell'apposito vano, la calibrazione della lunghezza d'onda avviene solo dopo l'estrazione della cuvetta.

Spegnimento

Per lo spegnimento tenere premuto il tasto **<ON/OFF>** finché il fotometro si spegne.



4.2 Principi di comando generali

4.2.1 Navigazione con i tasti funzione e i menu

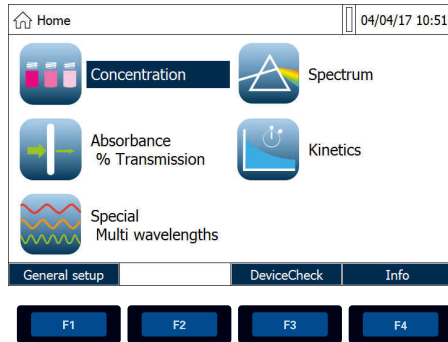

Premere il tasto <▲><▼><◀><▶>.

La selezione del menu si sposta nella direzione corrispondente.

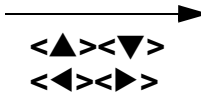
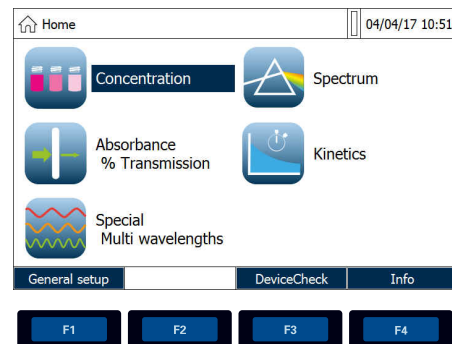


Premere il tasto funzione <F1> ([Setup]). Si apre il sottomenu *Setup generale*.

<F1>

<START-ENTER>

Premere il tasto <START-ENTER>. La selezione attuale è confermata. Si apre un nuovo menu.

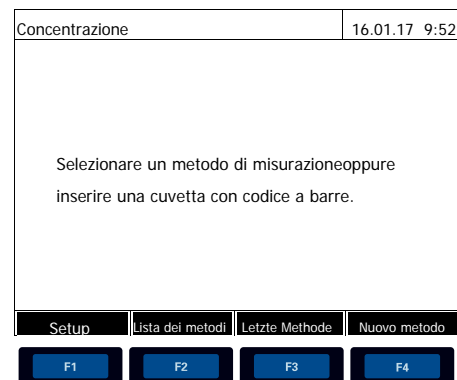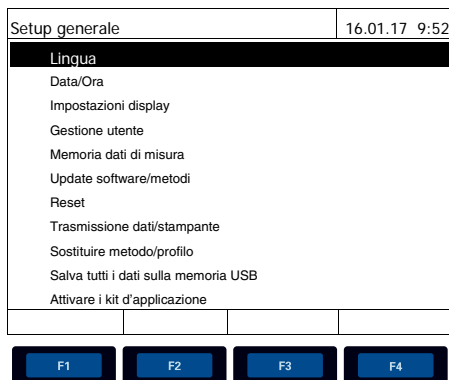

Proseguimento della navigazione con <▲><▼> <◀><▶> e

Proseguimento della navigazione con tasti funzione (qui: F1 e F2)

Il menu attualmente selezionato è rappresentato in negativo, ovvero con il bianco e il nero invertiti.

L'occupazione del menu dei tasti funzione è adattata alla situazione di comando attuale. Le funzioni del menu dei tasti funzione vengono avviate con i tasti funzione (F1 ... F4).

Utilizzo dei tasti funzione

I tasti funzione da F1 a F4 si trovano sotto il display. A seconda della situazione e della modalità di comando, questi possiedono diverse funzioni. Le funzioni correnti vengono visualizzate nel menu dei tasti funzione nel margine inferiore dello schermo.

Oltre che per la navigazione, i tasti funzione vengono usati anche per altre operazioni di comando:

- Apertura di un elenco di selezione o un campo di immissione
- Esecuzione di un comando (diretto o con conferma)
- Modifica della formula di citazione
- Commutazione fra due opzioni di visualizzazione, ad es. Assorbanza ↔ Trasmittanza

**Navigazione con
tasti a freccia
(<▲><▼><◀><▶>
e
<START·ENTER>**

Con questi elementi di comando è possibile selezionare una voce di un menu o di un elenco. La selezione attuale è rappresentata in negativo. Premendo <START·ENTER> la selezione viene confermata.

Oltre che per navigare, il tasto <START·ENTER> viene utilizzato anche per altre operazioni di comando:

- Apertura di un elenco di selezione o un campo di immissione
- Conferma di una selezione
- Conferma di immissioni di testo e numeri
- Esecuzione di un comando (diretto o con conferma)
- Attivazione di un punto in un elenco di selezione (✓ = attivo)

4.2.2 Breve presentazione dei percorsi di navigazione

Nelle presenti Istruzioni d'uso i passaggi di navigazione introduttivi ad un determinato menu o finestra di dialogo sono rappresentati in una panoramica in un riquadro grigio tratteggiato. Nel campo grigio è riprodotta una sezione del menu ad albero.

Punto di partenza per la descrizione è sempre il menu principale, al quale si può tornare da qualsiasi punto premendo il tasto <HOME>. Da lì è possibile iniziare la navigazione per tutti i menu.

**Esempio di
comando:
Navigazione verso il
menu di impostazione
per la lingua**

Il seguente esempio mostra gli elementi del menu ad albero e i relativi comandi:

<HOME>
 [Setup generale]
 └─ *Lingua*

Il grassetto e le parentesi angolari indicano all'interno del presente manuale un tasto presente sull'apparecchio (fanno eccezione i tasti funzione).

∅ Premere il tasto "Home".
 Il menu principale viene richiamato.

Le parentesi quadre indicano nel presente manuale un tasto funzione da F1 a F4. Il testo fra parentesi corrisponde alla voce del menu dei tasti funzione nel margine inferiore dello schermo.

∅ Premere il tasto funzione con la voce "impostazioni".

Un testo senza parentesi indica nelle presenti istruzioni una voce del menu visualizzata sul display (voce dell'elenco).

∅ Con i tasti freccia <▲><▼> selezionare la voce del menu. La selezione attuale è rappresentata in negativo.

∅ Infine premere
<START·ENTER>.

Ulteriori possibilità di navigazione:

- Con il tasto **<ESC>** si passa ad un livello superiore all'interno della struttura dei menu.
- Con il tasto **<HOME>** richiamare direttamente il menu principale.



Se si raggiunge un menu sbagliato, premere **<HOME>** e riprendere la navigazione dal menu principale.

4.2.3 Immissione di cifre, lettere e caratteri

Numeri, lettere, segni d'interpunzione o caratteri speciali possono essere immessi tramite la tastiera alfanumerica sull'apparecchio o tramite una tastiera esterna, che può essere collegata alla porta USB-A sull'apparecchio.

Serie di caratteri

Sono a disposizione i seguenti caratteri:

- cifre 0 ... 9
- lettere A ... Z oppure a ... z
- Punteggiatura . -
- Caratteri speciali ° / + ² ³ # %

Principio di comando



I caratteri possono essere immessi quando sul display viene visualizzato un campo di immissione.

I tasti della tastiera alfanumerica sono occupati con i numeri e i caratteri stampati sopra (incluse le lettere minuscole). Con il tasto <7/PQRS> si possono digitare ad esempio i seguenti caratteri: 7, P, Q, R, S, p, q, r, s.

Per selezionare il carattere desiderato, premere una o più volte il tasto (come quando si usa il cellulare). Nei tasti con più possibilità di selezione, appare sempre per prima la rispettiva cifra. Per digitare una cifra, basta premere una sola volta il tasto.

Premendo per la prima volta il tasto, appare anche una riga con tutti i caratteri disponibili con questo tasto. Il carattere attualmente selezionato viene evidenziato.

Un carattere viene acquisito nel campo di immissione se

- il carattere è rimasto evidenziato per più di un secondo,
- il carattere viene confermato con <START-ENTER>,
- viene premuto un altro tasto alfanumerico.




Nelle operazioni che richiedono solo numeri (ad es. l'impostazione di una lunghezza d'onda), nei tasti della tastiera alfanumerica saranno attivi solo i numeri. Ad ogni pressione di un tasto viene direttamente immesso un numero (come nelle calcolatrici).

Caratteri speciali

I caratteri speciali devono essere digitati con il tasto <1/*>.

Esempio di comando: Immissione di un identificativo (ID)

Il campo di immissione *Inserire ID* viene visualizzato quando si preme il tasto <STORE> con il simbolo "Salva" visibile. Nel seguente esempio un set di dati di misurazione deve essere salvato con l'identificativo "Test".

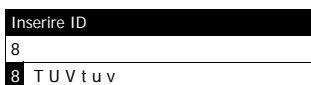

- 1 Premere più volte **<8/TUV>** finché nella riga d'immissione viene visualizzata la lettera "T".

Al di sotto del campo d'immissione si apre una riga di selezione con tutti i caratteri disponibili per questo tasto, qui ad es. *8 TUVtuv*. Il carattere attualmente selezionato viene evidenziato.


Dopo circa 1 secondo il carattere viene acquisito e la riga di selezione si chiude.

- 2 Completare e confermare l'identificativo (ID) con **<A...9>**.


Correzione degli errori di immissione

Con **<◀>** cancellare tutti i caratteri fino al punto sbagliato e da qui ripetere l'immissione.

4.2.4 Esempio di comando dettagliato: Commutazione della lingua

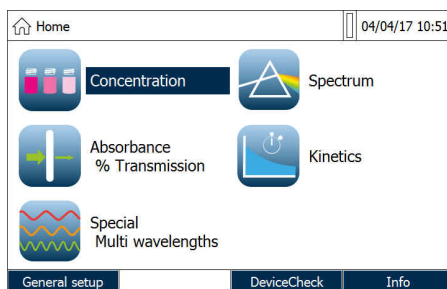

- 1 Richiamare il menu principale con il tasto **<HOME>**.
- 2 Con il tasto funzione F1 [*Setup*] aprire il menu *Setup generale*.

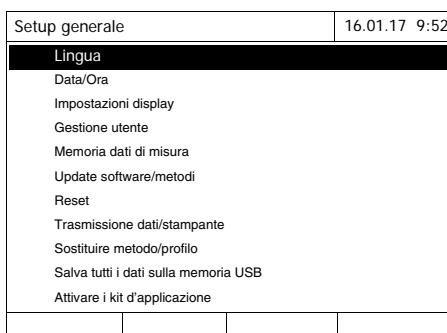

- 3 Con **<▲><▼>** selezionare la voce del menu *Lingua* e aprirla con **<START-ENTER>**.

Il menu *Lingua* mostra un elenco con le lingue disponibili. La lingua attualmente attiva è contrassegnata con un segno di spunta.




- 4 Con <▲><▼> selezionare la lingua desiderata all'interno dell'elenco e confermare con <START-ENTER>.

La nuova impostazione della lingua viene immediatamente acquisita. Il fotometro passa al livello di menu superiore.

4.2.5 Inserimento della cuvetta


Test di cuvette 16 mm (con e senza codice a barre)

Inserendo una cuvetta con codice a barre la misurazione si avvia automaticamente, mentre per i metodi senza codice a barre è necessario selezionare il metodo (vedi Paragrafo 4.5.5 SELEZIONE MANUALE DEL METODO).

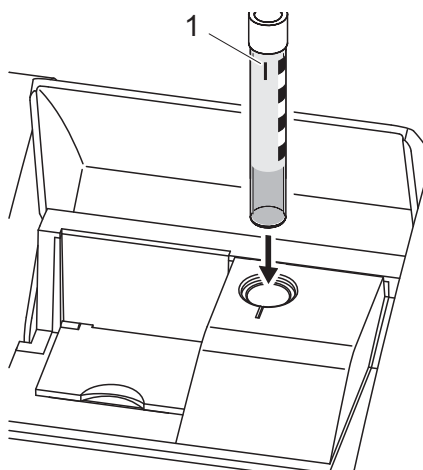

- 1 Aprire la copertura del vano portacuvette.
- 2 Chiudere il coperchio ribaltabile interno.
- 3 Inserire la cuvetta cilindrica codificata fino in fondo nel vano portacuvette cilindriche. Orientare il contrassegno (1) in avanti verso l'intaglio sul vano portacuvette cilindriche.

Il fotometro seleziona il metodo in base al codice a barre e avvia automaticamente la misurazione.

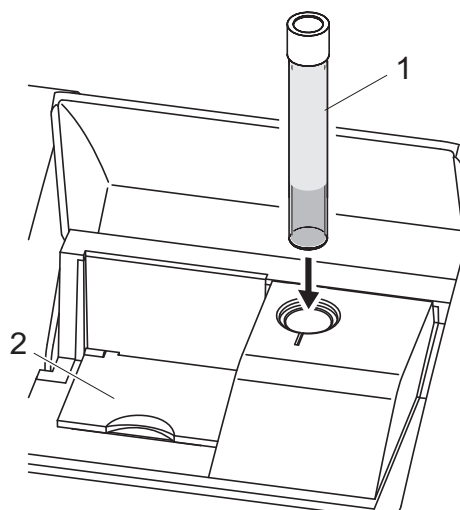

- 1 In caso di cuvette senza codice a barre: selezionare manualmente il metodo nell'apparecchio.
- 2 Chiudere il coperchio ribaltabile interno (2).
- 3 Inserire la cuvetta cilindrica (1) fino in fondo nel vano portacuvette cilindriche.





Se il coperchio ribaltabile interno è troppo aperto, un messaggio invita l'utilizzatore a chiuderlo.

Cuvette rettangolari e cuvette cilindriche 24 mm

Per ogni metodo esiste un codice a barre consueto. Se questo codice a barre viene letto con il lettore di codici a barre esterno, il metodo corrispondente viene selezionato automaticamente.

I codici a barre dei metodi si trovano nelle descrizioni dei metodi, sui pacchetti dei reagenti e al nostro sito Internet (scaricabili per utilizzarli nei propri documenti). In caso di reagenti utilizzabili per più metodi, il codice a barre sul pacchetto del reagente rimanda al metodo utilizzato più di frequente.

I metodi definiti dall'utente e i metodi con i test senza reagenti di solito non hanno un codice a barre, di conseguenza non è possibile eseguire un riconoscimento automatico del metodo. In questo caso selezionare manualmente il metodo (vedi Paragrafo 4.5.5 SELEZIONE MANUALE DEL METODO) e inserire la cuvetta.

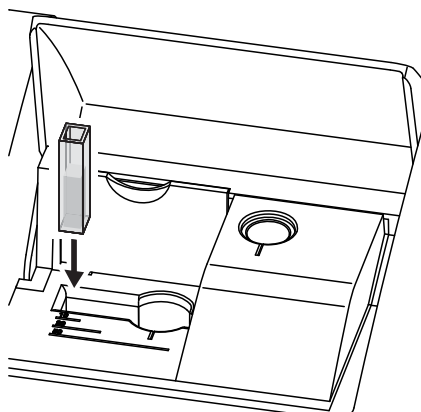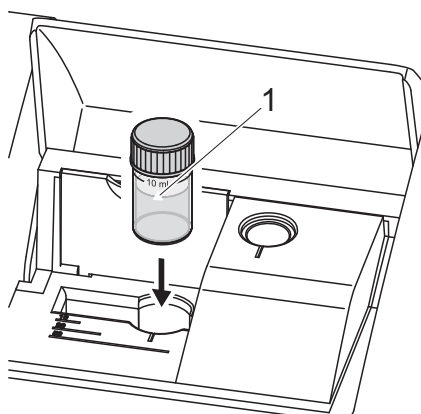

- 1** Aprire la copertura del vano portacuvette.
- 2** Selezionare il metodo scannerizzando il codice a barre del metodo con il lettore esterno o manualmente sull'apparecchio.
- 3** Aprire il coperchio ribaltabile interno.
- 4** Inserire la cuvetta di 24 mm. Orientare la freccia direzionale (1) in avanti verso l'intaglio sul vano portacuvette cilindriche.
oppure
- 5** Introdurre la cuvetta rettangolare in verticale fino in fondo e orientarla sulla battuta sinistra del vano portacuvette. I lati opachi della cuvetta rettangolare devono essere rivolti in avanti o all'indietro.

Inserendo la cuvetta rettangolare (1, 2, 5 cm) viene selezionato automaticamente l'intervallo di misura corretto.



Il fotometro dispone di un riconoscimento di luce estranea. In caso di troppa luce estranea, all'utilizzatore viene chiesto di chiudere la copertura del vano portacuvette.

4.2.6 Tipi di cuvette utilizzabili

A seconda dell'intervallo di lunghezza d'onda, sono adatte cuvette diverse. Oltre alle cuvette cilindriche sono adatte tutte le cuvette rettangolari in vetro, quarzo o plastica, con superfici laterali opache (vedi paragrafo 8.1). Le cuvette con superfici laterali chiare o zigrinate non vengono riconosciute in modo affidabile dal riconoscimento automatico delle cuvette.

Soprattutto nel caso di cuvette monouso in plastica, prima di grandi serie di misurazioni si consiglia di eseguire un test dell'idoneità.

In caso di utilizzo di un volume di campione inferiore a 10 ml, si devono utilizzare le cosiddette semi-microcuvette da 50 mm.

Per misurazioni nell'intervallo UV al di sotto di 320 nm non sono adatte cuvette in vetro e cuvette in plastica PS reperibili in commercio, mentre al di sotto di 280 nm non sono adatte cuvette in plastica PMMA reperibili in commercio a causa delle loro caratteristiche di trasmittanza. Pertanto, per applicazioni nell'intervallo UV utilizzare cuvette in quarzo o cuvette monouso testate in plastica.



Indicazioni sull'altezza minima di riempimento e sul volume minimo di riempimento dei singoli tipi di cuvette sono riportate al Capitolo 7 DATI TECNICI.

4.3 Impostazioni dell'apparecchio e gestione del sistema

Le impostazioni generali dell'apparecchio vengono effettuate nel menu **<HOME>** -> *Setup generale*. Queste comprendono:

- la lingua (vedi Paragrafo 4.3.1)
- la data e l'ora (vedi Paragrafo 4.3.2 e Paragrafo 4.2.4)
- le caratteristiche del display (vedi Paragrafo 4.3.3)
- la gestione utenti (vedi Paragrafo 4.16)
- la gestione della memoria dati di misura (vedi Paragrafo 4.11)
- l'update del software e dei metodi (vedi Paragrafo 4.20)
- il ripristino delle impostazioni di fabbrica (vedi Paragrafo 4.17)
- le impostazioni per la trasmissione dei dati (vedi Paragrafo 4.14.2)

4.3.1 Lingua


L'elenco completo delle lingue disponibili per l'apparecchio è archiviato nel fotometro nel menu *Lingua* e al Capitolo 7 DATI TECNICI.



L'impostazione della lingua è descritta in modo dettagliato nell'esempio di comando nella Paragrafo 4.2.4.


4.3.2 Data/Ora

Il formato della data viene impostato automaticamente insieme alla lingua. Sul display viene visualizzata la data nel formato tipico del Paese d'utilizzo, ad es. nell'ordine giorno.mese.anno (GG.MM.AA) o mese/giorno/anno (MM/GG/AA o MM.GG.AA).

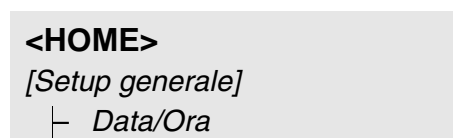


Il menu *Data/Ora* è aperto.

- 1 Selezionare *Data* e confermare.
Si apre il campo di immissione per la data attuale.
- 2 Digitare la data con **<0...9>** e confermare.
Il campo di immissione si chiude. La data è impostata.

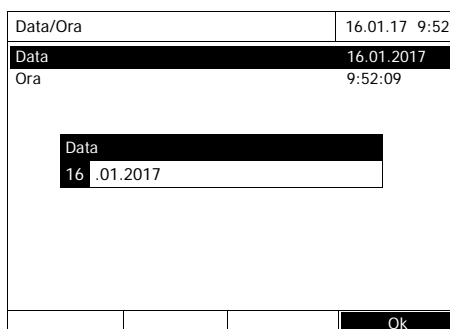

- 3 Selezionare *Ora* e confermare.
Si apre il campo di immissione per l'ora corrente.


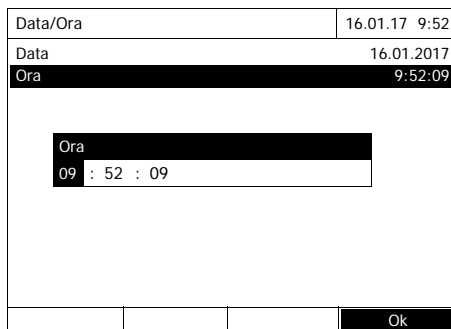


4 Digitare l'ora con <0...9> e confermare.

Il campo di immissione si chiude. L'ora è impostata.

4.3.3 Impostazioni display

Qui è possibile adattare la luminosità del display alle condizioni di luce.

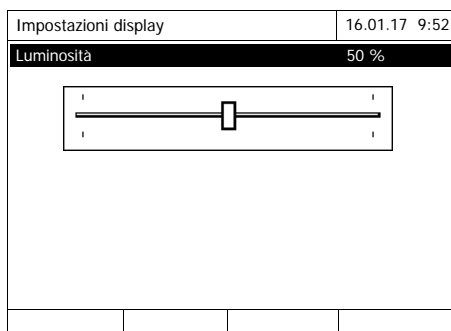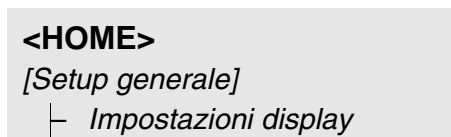

1 Selezionare *Luminosità* e confermare.

Viene visualizzato un cursore per la regolazione della luminosità del display.

2 Con <<>> e <<>> regolare la luminosità del display e confermarla.

4.4 Regolazione zero


Accertarsi che la regolazione zero utilizzata per il calcolo dei valori di misura nelle modalità *Concentrazione*, *Assorbanza/Trasmittanza %*, *Speciale / Lunghezza d'onda multipla* e *Cinetica* sia ancora valida. Per la regolazione zero l'assorbanza di una cuvetta riempita con acqua distillata ("cuvetta zero") viene misurata e salvata come valore zero.

Regolazione zero preimpostata per misure della concentrazione

Per tutti (modalità *Concentrazione*), al momento della consegna è già presente una regolazione zero di fabbrica. Si consiglia di sostituirla con una regolazione zero eseguita in proprio. Se per un metodo esiste già una regolazione zero, la data e l'ora dell'ultima regolazione zero vengono visualizzate in alto a destra sul display.

Regolazione zero per misure dell'assorbanza

La regolazione zero deve essere eseguita in modalità *Assorbanza* separatamente per ogni tipo di cuvetta e per ogni lunghezza d'onda utilizzata. Se per il tipo di cuvetta inserito con la lunghezza d'onda selezionata esiste già una regolazione zero, la data e l'ora dell'ultima regolazione zero vengono visualizzate in alto a destra sul display.

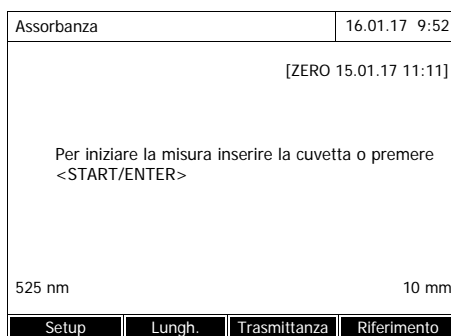

Se non è stata ancora eseguita una regolazione zero, il fotometro invita l'utilizzatore a eseguirla.



Le cuvette devono essere perfettamente pulite e assolutamente prive di graffi.

Per la regolazione zero, utilizzare sempre una cuvetta dello stesso tipo di quella utilizzata per la misurazione del campione.

Cosa è indispensabile osservare per la regolazione zero?

Regolazione zero con cuvette cilindriche:

- Utilizzare solo una cuvetta cilindrica pulita e senza graffi, riempita con acqua distillata. L'altezza minima di riempimento è di 20 mm. Due cuvette zero riempite (Ø 16 mm e Ø 24 mm) sono comprese nel kit di fornitura dell'apparecchio e del Verification Standard Kit (vedi Capitolo 8 ACCESSORI, OPZIONI).
- In linea di principio, una cuvetta zero può essere utilizzata un numero illimitato di volte. Controllare tuttavia a intervalli regolari che la cuvetta zero non presenti graffi o sporco visibile. Se necessario, sostituirla (consigliato: ogni 24 mesi).

Regolazione zero con cuvette rettangolari:

- In caso di cuvette rettangolari, la regolazione zero deve essere effettuata con lo stesso tipo di cuvetta (stesso produttore e materiale delle cuvette [ad es. vetro ottico, quarzo, plastica]) della misurazione. Ciò è importantissimo, in quanto il comportamento di assorbimento del vetro differisce a seconda della marca. In caso di cambio del tipo di cuvetta, ripetere la regolazione zero con il nuovo tipo.
- Prima della regolazione zero pulire la cuvetta rettangolare e riempirla con

acqua distillata. L'altezza minima di riempimento è di 20 mm.

- Per la misurazione inserire sempre le cuvette rettangolari nel vano porta-cuvette con lo stesso orientamento come per la regolazione zero (ad es. scritta sulla cuvetta sempre sul lato sinistro).





Informazioni sulle cuvette sono riportate al Capitolo 7 DATI TECNICI. Accertarsi che la trasparenza spettrale della cuvetta sia adatta per l'applicazione a cui sarà destinata (per esempio cuvette al quarzo per UV).

Esecuzione di una regolazione zero


La procedura per la regolazione zero è analoga per le modalità *Concentrazione*, *Assorbanza/Trasmittanza %*, *Speciale / Lunghezza d'onda multipla e Cinetica*.

- 1 Nella rispettiva modalità premere il tasto **<ZERO-BLANK>**.
- 2 Solo nella modalità operativa *Concentrazione*:
Selezionare *Regolazione zero* e confermare.

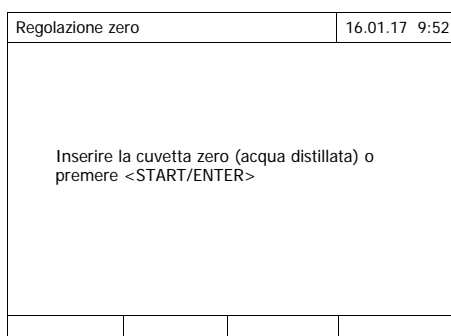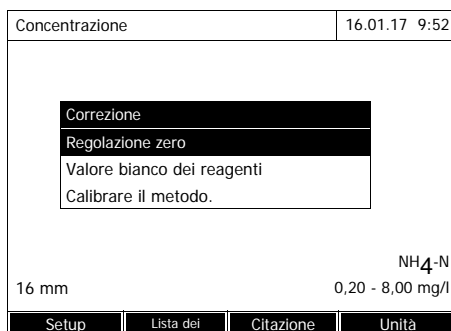

Si apre la finestra per la regolazione zero.

- 3 Inserire la cuvetta zero (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

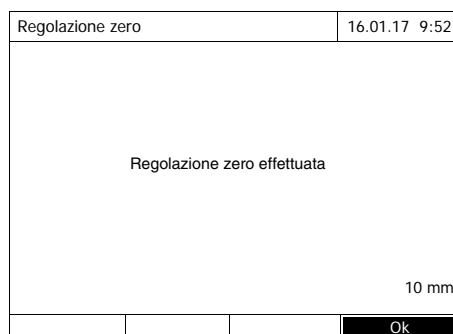

Il fotometro avvia automaticamente la regolazione zero, quindi salva il valore.

- 4** Dopo aver concluso con successo la regolazione zero, passare alla misurazione con [Ok].

Durata di validità della regolazione zero

Nel fotometro, i dati della regolazione zero vengono memorizzati separatamente per ogni singolo tipo di cuvetta. Finché i dati sono validi, dopo un cambio temporaneo questi vengono riutilizzati automaticamente su un altro tipo di cuvetta. La durata della validità dipende dalla rispettiva modalità:

Modalità	Validità della regolazione zero
<i>Assorbanza/Trasmittanza %</i>	● Fino alla successiva regolazione base con la stessa lunghezza d'onda *
<i>Concentrazione (metodi definiti dall'utente) e Speciale / Lunghezza d'onda multipla</i>	● Fino alla successiva regolazione zero per lo stesso metodo *
<i>Cinetica</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fino al caricamento di un altro profilo cinetico ● Fino all'abbandono della modalità <i>Cinetica</i> o allo spegnimento del fotometro

* Il fotometro visualizza la presenza della regolazione zero, inclusa la data e l'ora dell'esecuzione. Ciò permette di decidere liberamente se riutilizzare questa regolazione zero o effettuare una nuova regolazione zero.


Quando deve essere ripetuta la regolazione zero?

Si consiglia di ripetere la regolazione zero nei seguenti casi:

- se l'apparecchio è stato sollecitato meccanicamente, ad esempio in caso di forte urto o trasporto;
- se la temperatura ambiente è cambiata di più di 5 °C rispetto all'ultima regolazione base;
- dopo una sostituzione della lampada;
- almeno una volta a settimana;
- in caso di utilizzo di un nuovo tipo di cuvetta (di altri produttori, in altri tipi di vetro).
- In generale, quando la misurazione richiede la massima precisione possibile.

4.5 Misurazioni in modalità *Concentrazione*


4.5.1 Misurazione di test di cuvette con codice a barre

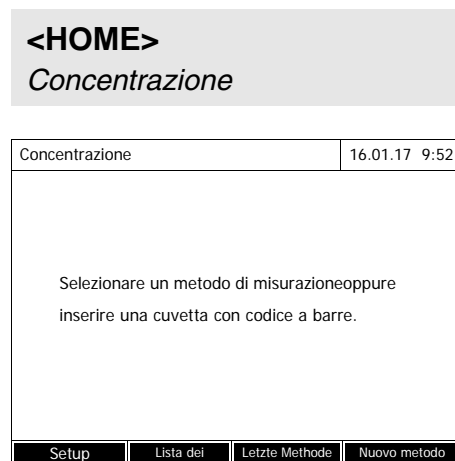

Avviare direttamente la misurazione inserendo una cuvetta codificata.

- 5 Inserire la cuvetta cilindrica codificata fino in fondo nel vano portacuvette cilindriche. Orientare il contrassegno in avanti verso l'intaglio sul vano portacuvette cilindriche (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

Il fotometro seleziona il metodo in base al codice a barre e avvia automaticamente la misurazione.

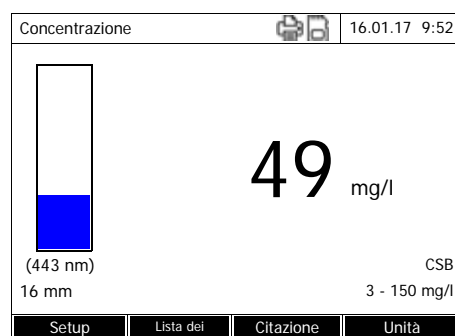


- 6 Ulteriori opzioni:
 - Con *[Citazione]* selezionare un'altra formula di citazione (ad es. $\text{NH}_4 \leftrightarrow \text{NH}_4\text{-N}$).
 - Con *[Unità]* selezionare un'altra unità di misura (ad es. $\text{mg/l} \leftrightarrow \text{mmol/l}$).
 - In caso di metodi a più stadi, tramite questo tasto è possibile richiamare anche risultati parziali
 - Con *[Setup]* effettuare altre impostazioni (vedi Paragrafo 4.5.6).

4.5.2 Misurazione di test di reagenti, lettore del codice a barre esterno


Per ogni metodo che può essere misurato con un test per reagenti, esiste un codice a barre consueto. Questo è riportato nella riga d'intestazione della descrizione del metodo. Inoltre, può essere scaricato dal nostro sito Internet, così da poterlo utilizzare nei propri documenti (ad es. un SOP).

Anche sulla maggior parte dei pacchetti di reagenti è riportato un codice a barre, che rimanda al rispettivo metodo. In caso di reagenti utilizzabili per più metodi, il codice a barre rimanda al metodo utilizzato più di frequente.

Scannerizzando questo codice a barre con il lettore di codici a barre esterno, il metodo corrispondente viene selezionato (vedi anche Paragrafo 3.4.5).

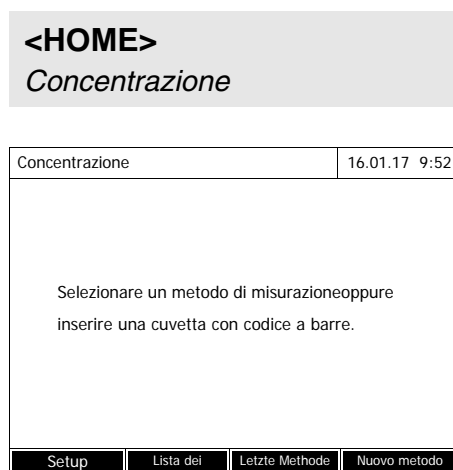

- 1 Aprire la copertura del vano porta-cuvette.
- 2 Scannerizzare il codice a barre con il lettore di codici a barre esterno. Il fotometro seleziona il metodo corretto in base al codice a barre.
- 3 Inserire una cuvetta cilindrica 24 mm o una cuvetta rettangolare (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA). Inserendo la cuvetta rettangolare (1, 2, 5 cm) viene selezionato automaticamente l'intervallo di misura corretto. Il fotometro avvia automaticamente la misurazione.

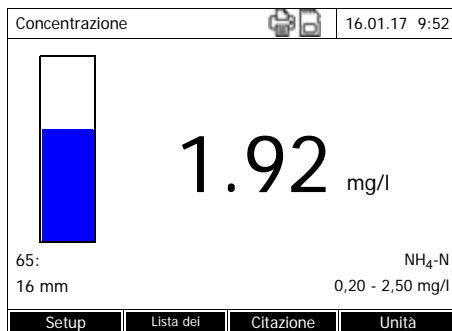


4 Ulteriori opzioni:

- Con *[Citazione]* selezionare un'altra formula di citazione (ad es. $\text{NH}_4 \leftrightarrow \text{NH}_4\text{-N}$).
- Con *[Unità]* selezionare un'altra unità di misura (ad es. $\text{mg/l} \leftrightarrow \text{mmol/l}$).
- In caso di metodi a più stadi, tramite questo tasto è possibile richiamare anche risultati parziali
- Con *[Setup]* effettuare altre impostazioni (vedi Paragrafo 4.5.6).

4.5.3 Misurazione di metodi definiti dall'utente

I metodi definiti dall'utente non possiedono un codice a barre e, di conseguenza, nemmeno il riconoscimento automatico del metodo. In tal caso il metodo dovrà essere selezionato manualmente.

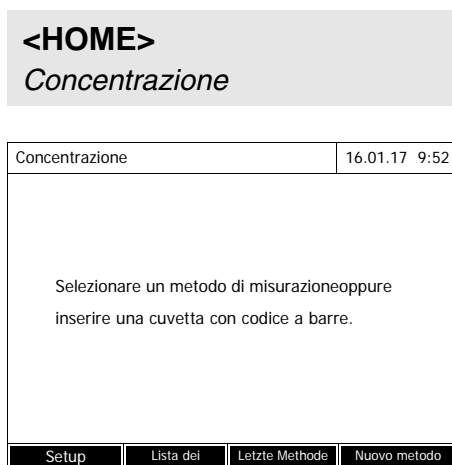


- 1** Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).



Il fotometro è pronto per la misurazione.

2 Inserire la cuvetta (cuvetta cilindrica o rettangolare) (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

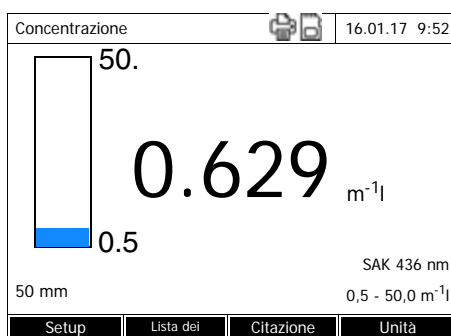

3 Ulteriori opzioni:

- Con [Citazione] selezionare un'altra formula di citazione (ad es. $\text{NH}_4 \leftrightarrow \text{NH}_4\text{-N}$).
- Con [Unità] selezionare un'altra unità di misura (ad es. $\text{mg/l} \leftrightarrow \text{mmol/l}$).
- In caso di metodi a più stadi, tramite questo tasto è possibile richiamare anche risultati parziali
- Con [Setup] effettuare altre impostazioni (vedi Paragrafo 4.5.6).

4.5.4 Valori del campo di misura superati o non raggiunti

I valori misurati al di fuori dei limiti del campo di misura vengono visualizzati in rosso.

Display di visualizzazione dei valori al di fuori dei limiti del campo di misura:

Campo	Display	Esempio:
$\text{VI} < \text{VM} < \text{VS}$	Valore misurato	CM: 10 - 150 mg/l
		128 mg/l

Campo		Display	Esempio: CM: 10 - 150 mg/l
1	VS < VM < VS + 10%	Superamento fino al 10% al di sopra del limite superiore di misura e valore di misura	> 150 157 mg/l
	VI - 50% < VM < VI	Superamento fino al 50% al di sotto del limite inferiore di misura e valore di misura	< 10 7 mg/l
2	VM > VS + 10%	Superamento oltre il 10% al di sopra del limite superiore di misura	> 150 mg/l
	VM < VI - 50%	Superamento oltre il 50% al di sotto del limite inferiore di misura	< 10
3	Valore misurato non valido ad es. VM < 0	Trattini	- - - - - mg/l

CM = campo di misura

VS = valore limite superiore del campo di misura

VI = valore limite inferiore del campo di misura

VM = valore di misura

4.5.5 Selezione manuale del metodo

Selezione dell'ultimo metodo utilizzato

```
<HOME>
Concentrazione
└─ [Ultimo metodo]
```

Viene immediatamente selezionato l'ultimo metodo utilizzato.

Selezione del metodo dall'Lista dei metodi

```
<HOME>
Concentrazione
└─ [Lista dei metodi]
```

Sul display viene visualizzato l'elenco dei metodi. I metodi sono classificati in base al loro numero di codice. Le frecce ▼ e ▲ sulla sinistra indicano che l'elenco continua verso l'alto e verso il basso.

L'ultimo metodo selezionato è evidenziato.

Selezione del metodo:

- 1 Selezionare il metodo desiderato con <▲><▼>. La selezione attiva è visualizzata in negativo.
- 2 Confermare la selezione con <START-ENTER>.

Circoscrizione dell'elenco dei metodi

Per circoscrivere l'elenco dei metodi e facilitare la ricerca, procedere come segue:

- Con [Ultimi] è possibile limitare l'elenco dei metodi agli ultimi dieci metodi utilizzati.
- Con la funzione di ricerca è possibile cercare una determinata sequenza di caratteri nell'elenco. La ricerca avviene sul testo completo nell'intero contenuto dell'elenco. In questo modo è possibile cercare ad es. il numero del metodo, il nome del test o una determinata formula di citazione.

Funzione di ricerca

Seleziona il metodo (ultimos utilizados)		16.01.17 9:52
CS_		
130	CSB	3 - 150 mg/l
133	CSB	15 - 300 mg/l
131	CSB	20 - 1500 mg/l
132	CSB	200 - 15000 mg/l
Tutti i metodi		

Ricerca di una sequenza di caratteri:

Digitare la sequenza di caratteri ricercati nella finestra di ricerca con <A...9>.


L'elenco sottostante riporta tutte le sequenze di caratteri trovate. Ad ogni nuova immissione di un carattere l'elenco viene aggiornato.



Durante la ricerca prestare attenzione alla corretta ortografia (lettere maiuscole o minuscole). Non è necessario e neppure possibile digitare caratteri di pedice. Questi vengono trattati come caratteri normali.

4.5.6 Impostazioni per la modalità *Concentrazione*

Prima di iniziare la misurazione, controllare le impostazioni per il metodo selezionato.

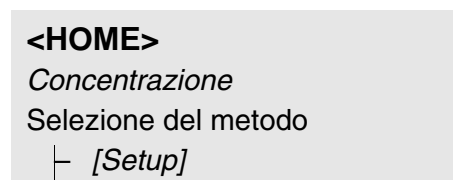

Concentrazione	16.01.17 9:52
Diluizione ? Valore bianco campione Valore bianco utente Correzione torbidità Valore assorbanza a display DeviceCheck Modifica metodi Nuovo metodo Memoria dati di misura	

Il menu mostra una panoramica di tutte le impostazioni.

Tutte le impostazioni attive sono contrassegnate mediante un segno di spunta.

Panoramica delle impostazioni

Voce del menu	Spiegazione
<i>Diluizione</i>	La diluizione di un campione viene rappresentata nella finestra dei valori di misura in formato [1 + x] (parti di campione + parti di acqua distillata). Per maggiori informazioni, vedi Paragrafo 4.5.7.
<i>Valore bianco campione</i>	Le misurazioni con un valore bianco del campione vengono contrassegnate nella finestra dei valori di misura con [BC] (Sample blank). Per maggiori informazioni, vedi Paragrafo 4.5.8.
<i>Valore bianco utente</i>	Se esiste un valore bianco dei reagenti definito dall'utente, sarà utilizzato quest'ultimo. Le misurazioni con un proprio valore bianco dei reagenti vengono contrassegnate nella finestra dei valori di misura con [VB/Numero di lotto]. Per maggiori informazioni, vedi Paragrafo .

Voce del menu	Spiegazione
<i>Correzione torbidità</i>	Attivare/disattivare la correzione automatica della torbidità. Le misurazioni con una correzione automatica della torbidità vengono contrassegnate nella finestra dei valori di misura con [TURB]. Per maggiori informazioni, vedi Paragrafo 4.5.11.
<i>Valore assorbanza a display</i>	Attiva/disattiva l'indicatore del valore di assorbanza oltre al valore di misurazione principale.
<i>DeviceCheck</i>	Visualizza e modifica impostazioni per il controllo dell'apparecchio, senza eliminare la misurazione attuale.
<i>Modifica metodi</i>	Elabora metodi definiti dall'utente.
<i>Nuovo metodo</i>	Crea metodi definiti dall'utente.
<i>Memoria dati di misura</i>	Visualizza la memoria dei dati di misurazione.

4.5.7 Misurazione di campioni diluiti

Se la concentrazione di un campione supera l'intervallo di misura di un metodo, il campione può essere diluito in modo tale che la concentrazione del campione diluito rientri nell'intervallo di misura del metodo. Ciò permette di effettuare una misurazione valida.


Dopo aver impostato il fattore di diluizione, l'apparecchio converte automaticamente la sua concentrazione in rapporto al campione non diluito.



Per ottenere risultati di misurazione ottimali è necessario impostare la diluizione in modo tale che la concentrazione del campione diluito sia al centro dell'intervallo di misura del metodo.


Impostazione della diluizione

<HOME>
Concentrazione

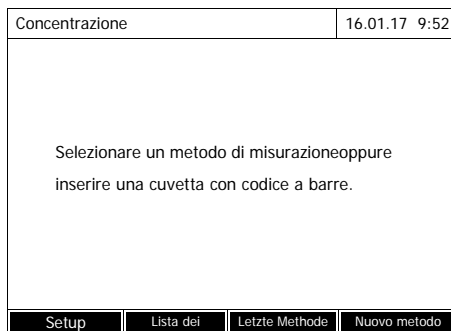

Avviare direttamente la misurazione inserendo una cuvetta codificata.

Se viene utilizzata una cuvetta senza codice a barre: Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

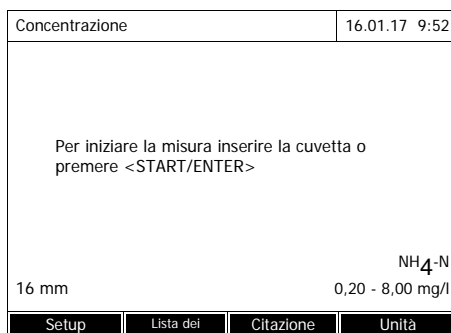

Il fotometro è pronto per la misurazione.



- 1 Aprire il menu d'impostazione con [Setup].
- 2 Selezionare *Diluizione* e confermare.
- 3 Immettere la diluizione (<0...9>) e confermare.

Per la misurazione successiva viene considerata la diluizione immessa.

Il valore immesso per la diluizione vale solo per il metodo selezionato. Il fattore di diluizione viene cancellato quando:

- l'apparecchio viene spento
- si seleziona un altro metodo
- Immissione del fattore 0 nel menu *Diluizione*.

Se è stato attivato il fattore di diluizione, durante la misurazione questo valore viene visualizzato sul display nel formato [1 + x].

4.5.8 Valore bianco del campione

Con la misurazione e l'impiego di un valore bianco del campione, è possibile eliminare quasi completamente gli errori di misura causati da eventuali colo-

razioni o torbidità nella matrice del campione.

Il valore bianco del campione è una proprietà (colorazione) del campione da esaminare. Questo si determina con la misurazione del bianco.

La determinazione del valore bianco del campione viene eseguita come la rispettiva analisi, ma senza reagente colorante. I valori di bianco del campione necessari sono spiegati in dettaglio nella relativa procedura d'analisi.

Durata di validità

Il valore bianco del campione vale solo per la misurazione successiva. Questo deve essere determinato prima di ogni nuova misurazione.

Determinazione semplice e multipla

La determinazione del valore bianco del campione può essere semplice o multipla. Nella determinazione multipla, il valore bianco del campione è una mediana calcolata in base ai singoli valori di misura.

Misurazione del valore bianco del campione

<HOME>
Concentrazione

Concentrazione	16.01.17 9:52
Selezionare un metodo di misurazione oppure inserire una cuvetta con codice a barre.	
Setup	Lista dei
Letzte Methode	Nuovo metodo

Avviare direttamente la misurazione inserendo una cuvetta codificata.

Se viene utilizzata una cuvetta senza codice a barre:
Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

Concentrazione	16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
NH ₄ -N	
16 mm	0,02 - 2,50 mg/l
Setup	Lista dei
Citazione	Unità

Il fotometro è pronto per la misurazione.

- 1 Aprire il menu d'impostazione con [Setup].
- 2 Selezionare *Valore bianco campione* e confermare.

Valore bianco campione	16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
16 mm	NH ₄ -N 0,02 - 2,50 mg/l

3 Inserire la cuvetta con un campione bianco adatto.

Effettuare la prima misurazione singola per il valore bianco del campione.

Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

- L'assorbanza misurata dalla (ultima) misurazione singola.
- La mediana ottenuta da tutte le misurazioni singole finora eseguite.

Valore bianco campione	16.01.17 9:52
Ultima misura in assorbanza 0.115 Mediana 0.115 (1 Misura(e))	
16 mm	NH ₄ -N 0,02 - 2,50 mg/l
Altra misura	Scartare
Applicare	

4 Se necessario, con *[Altra misura]* eseguire ulteriori misurazioni singole per il calcolo della mediana oppure con *[Scartare]* eliminare l'ultima misurazione singola.

5 Confermare il valore della mediana con *[Applicare]*.

Concentrazione	16.01.17 9:52
[SB]	
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
16 mm	NH ₄ -N 0,02 - 2,50 mg/l
Setup	Lista dei
Citazione	Unità

Il fotometro è pronto per la misurazione.

L'impiego di un valore bianco del campione viene visualizzato nell'angolo in alto a destra del display con la sigla [SB].

4.5.9 Valore bianco dei reagenti

L'analisi dei dati relativi alla misurazione fotometrica è sempre in relazione al valore di riferimento di una soluzione di misura non contenente la sostanza da analizzare (valore bianco dei reagenti). In questo modo si tiene conto dell'influenza dell'assorbanza base dei reagenti, ad es. la colorazione propria, sulla misurazione fotometrica.

In pratica, il valore bianco dei reagenti viene misurato con acqua deionizzata in quantità uguali a quelle del campione.

Valori di bianco dei reagenti di fabbrica e propri

Nella determinazione fotometrica della concentrazione, il valore bianco dei reagenti rappresenta una grandezza costante. I dati dei metodi per tutti i metodi preprogrammati (modalità *Concentrazione*) contengono un valore bianco dei reagenti calcolato in modo esatto. Questo sarà sovrascritto nel momento in cui l'utente ripeterà la misurazione del valore bianco dei reagenti (impostazione *Valore bianco utente*, vedi Paragrafo 4.5.6).



Al fine di aumentare la precisione di misura, si consiglia all'utente di utilizzare, per il calcolo del valore bianco dei reagenti, un test preso da un nuovo lotto di reagenti. Il valore bianco così determinato potrà poi essere utilizzato per tutte le ulteriori misurazioni fatte con questo lotto. Questo è di particolare importanza quando le misurazioni sono effettuate in un intervallo di misura molto basso. Nella determinazione del valore bianco, si consiglia di digitare il numero di codice del pacchetto dei reagenti (*Numero di lotto*) per facilitare così in un secondo tempo l'assegnazione nella documentazione dei valori misurati.

Durata di validità

Il valore bianco dei reagenti preimpostato resta memorizzato nell'apparecchio e può essere riattivato in qualunque momento. Anche i valori di bianco dei reagenti propri restano salvati nell'apparecchio finché non vengono sovrascritti da una nuova misurazione del valore bianco.

Determinazione semplice e multipla

La determinazione del valore bianco dei reagenti può essere semplice o multipla. Nella determinazione multipla, il valore bianco dei reagenti è una mediana calcolata in base ai singoli valori di misura.

Metodi definiti dall'utente

Per i metodi definiti dall'utente è possibile attivare la funzione valore bianco dei reagenti solo nel seguente modo:

Tipo di immissione	Tipo di funzione	Valore bianco dei reagenti possibile?
Impostazione di una funzione (con e senza immissione dell'intercetta)	lineare	si
	non lineare	no
Impostazione di coppie di valori o taratura di soluzioni standard (con impostazione/taratura di E0)	lineare	si
	Parabola (Funzione di 2° ordine)	si
	poligonale	no

Tipo di immissione	Tipo di funzione	Valore bianco dei reagenti possibile?
Impostazione di coppie di valori o taratura di soluzioni standard (senza impostazione/taratura di E0)	lineare	si
	Parabola (Funzione di 2° ordine) poligonale Poligonale per zero	no



Se per l'impostazione delle coppie di valori o per la taratura di soluzioni standard di una funzione non lineare (parabola o poligonale) non è stato memorizzato nessun valore per E0, all'attivazione della funzione *Valore bianco utente* viene visualizzato il messaggio *Per questo metodo non prevista la correzione del valore bianco*. È possibile inserire in un secondo tempo il valore del bianco (E0) mentre si modifica il metodo.

Misurazione del valore bianco dei reagenti

<HOME>
Concentrazione


Concentrazione	16.01.17 9:52
Selezionare un metodo di misurazione oppure inserire una cuvetta con codice a barre.	
Setup	Lista dei
Letzte Methode	Nuovo metodo

Avviare direttamente la misurazione inserendo una cuvetta codificata.

Se viene utilizzata una cuvetta senza codice a barre:
 Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

Concentrazione	16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
NH ₄ -N	
16 mm	0,02 - 2,50 mg/l
Setup	Lista dei
Citazione	Unità


Il fotometro è pronto per la misurazione.

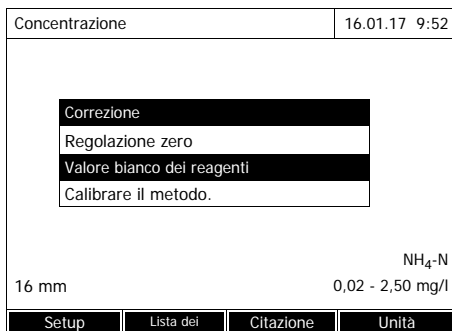

1 Con **<ZERO-BLANK>** aprire l'elenco di selezione *Correzione*.
oppure
Aprire il menu d'impostazione con *[Setup]*.

2 Selezionare *Valore bianco dei reagenti* e confermare.

Si apre la finestra per la misurazione del valore bianco dei reagenti.
Nella finestra dei valori di misura appaiono i dati dell'ultima misurazione.

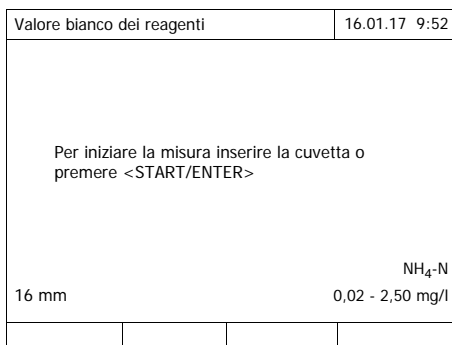


3 Inserire la cuvetta con il campione bianco.

Effettuare la prima misurazione singola per il valore bianco del reagente.

Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

- L'assorbanza misurata dalla (ultima) misurazione singola.
- La mediana ottenuta da tutte le misurazioni singole finora eseguite.

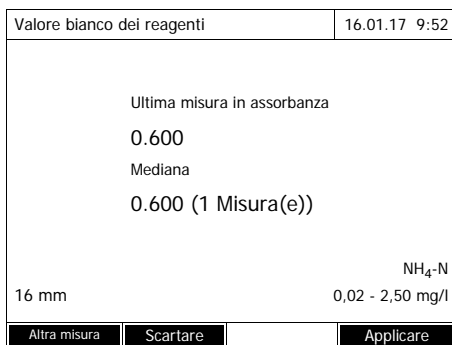

4 Se necessario, con *[Altra misura]* eseguire ulteriori misurazioni singole per il calcolo della mediana oppure con *[Scartare]* eliminare l'ultima misurazione singola.

5 Confermare il valore della mediana con *[Applicare]*.

Si apre il campo di immissione *Numero di lotto*.

6 Digitare l'*Numero di lotto (<A...9>)* e confermare.
La misurazione del valore del bianco è conclusa.

Valore bianco dei reagenti	16.01.17 9:52
[VB/Numero di lotto]	
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
16 mm	NH ₄ -N 0,02 - 2,50 mg/l
Setup	Lista dei
Citazione	Unità

Il fotometro è pronto per la misurazione.

Sul display in alto a destra appare il valore bianco dei reagenti utilizzato in forma di [VB/Numero di lotto].

4.5.10 Calibrazione utente (adattamento standard)

Alcuni metodi per la misurazione della concentrazione consentono di ottimizzare la calibrazione originale salvata nel metodo con una calibrazione utente. Questo è opportuno ad esempio quando la calibrazione originale del metodo è cambiata in funzione del lotto.

Durante la creazione di un metodo definito dall'utente è anche possibile consentire una calibrazione utente (vedi Paragrafo 4.5.12).

Una calibrazione utente è valida solo quando lo scostamento rispetto alla calibrazione originale è al massimo del 30%.

La misurazione di un'assorbanza per una calibrazione utente può essere eseguita come determinazione semplice o multipla. Nella determinazione multipla, l'assorbanza è una mediana calcolata in base ai singoli valori di misura.

Al richiamo di un metodo per il quale è possibile una calibrazione utente, l'apparecchio chiede se deve essere utilizzata la calibrazione utente. Al richiamo di un metodo per il quale è necessaria una calibrazione utente, prima della prima misurazione deve essere eseguita una calibrazione utente.

L'utilizzo della calibrazione utente viene documentato insieme al valore misurato e visualizzato nella finestra dei valori di misura con [Cal].



Durata di validità

Una calibrazione utente viene sempre salvata per il metodo appena richiamato. Una calibrazione utente viene cancellata solo quando

- viene eseguita una nuova calibrazione utente
- la calibrazione originale viene selezionata per la misurazione
- la calibrazione utente viene cancellata manualmente
- il fotometro viene ripristinato sullo stato di consegna

Esecuzione della calibrazione utente

<HOME>
Concentrazione

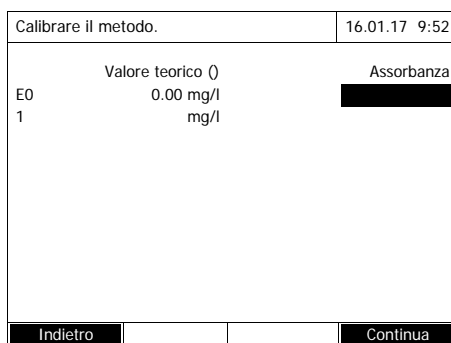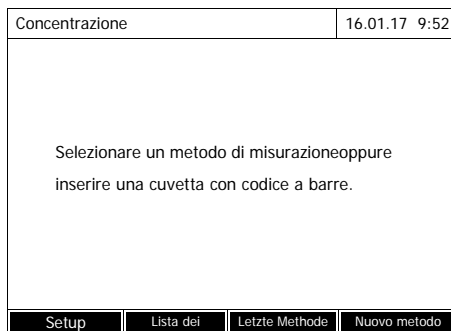

Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

Se per la regolazione zero, il valore bianco dei reagenti o una calibrazione utente esistono già dei dati, il fotometro li segnala. I valori esistenti possono essere acquisiti o eliminati.

Se non è stata ancora eseguita una regolazione zero, il fotometro invita l'utilizzatore a eseguirla.

- 1 Con **<ZERO-BLANK>** aprire l'elenco di selezione *Correzione*.
oppure

Aprire il menu d'impostazione con *[Setup]*.

- 2 Selezionare *Calibrare il metodo.* e confermare.

Se esistono già dei dati di una calibrazione utente, l'elenco mostra per tutte le soluzioni standard i dati di calibrazione dell'ultima calibrazione utente.

Se non sono ancora presenti dati di una calibrazione utente, si apre l'elenco per la misurazione dell'*Assorbanza* per tutti gli standard di calibrazione necessari.

- 3 Digitare i valori teorici delle singole soluzioni standard nella colonna *Valore teorico*.

Per E0 (valore bianco dei reagenti) il valore teorico è predefinito e non può essere modificato. La relativa assorbanza deve essere misurata.

- 4 Selezionare un valore d'assorbanza e confermarlo con **<START-ENTER>**.

Si apre la finestra di misurazione.

Calibrare il metodo.		16.01.17 9:52	
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			

- 5** Inserire la cuvetta con il relativo standard o il valore bianco dei reagenti (per E0).

Effettuare la prima misurazione singola per la calibrazione.

Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

- L'assorbanza misurata dalla (ultima) misurazione singola.
- La mediana ottenuta da tutte le misurazioni singole finora eseguite.

Calibrare il metodo.		16.01.17 9:52	
Ultima misura in assorbanza			
Mediana			
(1 Misura(e))			
Altra misura	Scartare		Applicare

- 6** Se necessario, con *[Altra misura]* eseguire ulteriori misurazioni singole per il calcolo della mediana oppure con *[Scartare]* eliminare l'ultima misurazione singola.

- 7** Confermare il valore della mediana con *[Applicare]*.

Si apre l'elenco degli standard necessari per il metodo. Per lo standard o il valore bianco dei reagenti (E0) è impostata l'assorbanza misurata.

Calibrare il metodo.		16.01.17 9:52	
	Valore teorico ()		Assorbanza
E0	0.00 mg/l E		
1	mg/l 1		
Indietro			Continua

- 8** Nella colonna *Assorbanza* selezionare tutti i campi in successione e con **<START-ENTER>** avviare la relativa procedura di misurazione.

Quando tutti i valori sono stati misurati (anche il valore bianco dei reagenti E0):



- 9** Con *Continua* acquisire i valori. Il risultato della calibrazione si apre.

Calibrare il metodo.	16.01.17 9:52			
La calibrazione terminata con successo.				
ID del	2			
Data:	16.01.2012			
Utente:	admin			
Tipo curva:	Linea retta			
Correzione:	105%			
<table border="1"> <tr> <td>Cancel</td> <td>Data</td> <td>Apply</td> </tr> </table>		Cancel	Data	Apply
Cancel	Data	Apply		

Se necessario, con *Dati di calibrazione* visualizzare l'elenco con le coppie di valori Valore teorico e Assorbanza.

Nella finestra delle coppie di valori visualizzate, se necessario visualizzare con *Grafico* la curva di calibrazione.

10 Con *Applicare* acquisire la configurazione.

Calibrare il metodo.	 	16.01.17 9:52				
Calibrazione dell'utente:						
ID del	2					
Data:	16.01.2012					
Utente:	admin					
Tipo curva:	Linea retta					
Correzione:	105%					
<table border="1"> <tr> <td>End</td> <td>Data</td> <td>Cancel</td> <td>New measurement</td> </tr> </table>			End	Data	Cancel	New measurement
End	Data	Cancel	New measurement			

Se necessario, con *Dati di calibrazione* visualizzare l'elenco con le coppie di valori Valore teorico e Assorbanza.



Nella finestra delle coppie di valori visualizzate, se necessario visualizzare con *Grafico* la curva di calibrazione.

Se necessario, con *Cancel* cancellare la calibrazione utente.


Se necessario, con *Nuova misura* eseguire una nuova calibrazione utente.

11 Con *Fine* terminare la configurazione.

Si apre il campo di immissione *Numero di lotto* per l'immissione del *Numero di lotto* del set di reagenti utilizzato.

Calibrare il metodo.	 	16.01.17 9:52				
Calibrazione dell'utente:						
ID del	<input type="text" value="Numero di lotto per valore bianco dei"/>					
Data:	<input type="text" value="-"/>					
Utente:	admin					
Tipo curva:	Linea retta					
Correzione:	105%					
<table border="1"> <tr> <td>End</td> <td>Data</td> <td>Cancel</td> <td>New measurement</td> </tr> </table>			End	Data	Cancel	New measurement
End	Data	Cancel	New measurement			

12 Immettere l'*Numero di lotto* del valore bianco dei reagenti (<A...9>) e confermare. La calibrazione utente è conclusa.

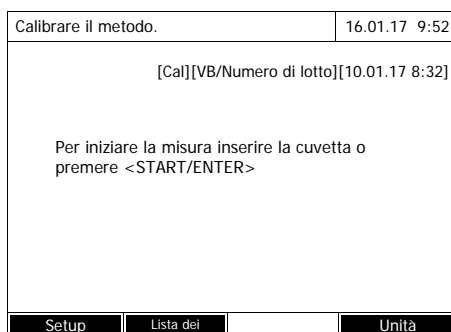


Il fotometro è pronto per la misurazione.

Durante l'utilizzo della calibrazione utente sul display viene visualizzato [Cal].

Avviso: la calibrazione non riesce quando un valore nuovo differisce di più del 30% dal valore della calibrazione salvata.

Visualizzazione dei dati della calibrazione utente

<HOME>
Concentrazione

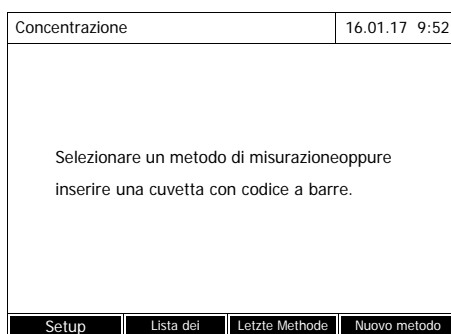

Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

Se per la regolazione zero, il valore bianco dei reagenti o una calibrazione utente esistono già dei dati, il fotometro li segnala. I valori esistenti possono essere acquisiti o eliminati.



- 1 Con <ZERO-BLANK> aprire l'elenco di selezione *Correzione*. oppure
Aprire il menu d'impostazione con [Setup].
- 2 Selezionare *Calibrare il metodo.* e confermare.
Si apre la finestra *Calibrare il metodo.*
La finestra mostra i dati dell'ultima misurazione.

Calibrare il metodo.		16.01.17 9:52
Calibrazione dell'utente:		
ID del	2	
Data:	16.01.2012	
Utente:	admin	
Tipo curva:	Linea retta	
Correzione:	105%	
Fine	Dati di	Cancella Nuova misura

Misurazione con calibrazione utente

<HOME>
Concentrazione

Concentrazione	16.01.17 9:52
[Cal][BW/2c][ZERO 10.01.2012 11:08]	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Calibrazione dell'utente</p> <p>Per il metodo selezionato a disposizione una calibrazione xx. Utilizzare questa?</p> <p>Si</p> <p>No</p> </div>	
Setup	Lista dei Citazione Unità

Selezionare il metodo manualmente (vedi Paragrafo 4.5.5).

Se per la regolazione zero, il valore bianco dei reagenti o una calibrazione utente esistono già dei dati, il fotometro li segnala. I valori esistenti possono essere acquisiti o eliminati.

Se la calibrazione utente presente non deve essere utilizzata, si apre una domanda con ulteriori opzioni:

- *Usare la calibrazione originale*
La calibrazione utente presente viene cancellata. Le misurazioni successive vengono eseguite con la calibrazione originale salvata per il metodo
- *Effettuare la calibrazione dell'utente*
La calibrazione utente presente viene cancellata. La procedura per una nuova calibrazione utente viene avviata.
- *Cancella*
La calibrazione utente presente resta invariata. La domanda precedente viene visualizzata.

Concentrazione	16.01.17 9:52		
[Ca][BW/2c][ZERO 10.01.2012 11:08]			
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
Setup	Lista dei	Citazione	Unità

Quando tutti i dati necessari sono confermati o sono stati nuovamente misurati, il fotometro è pronto per eseguire la misurazione.

4.5.11 Correzione torbidità automatica

La funzione *Correzione torbidità* attiva il riconoscimento automatico e la relativa compensazione dell'assorbimento della luce causato dalla torbidità.

La funzione, dopo essere stata attivata, rimane permanentemente attiva. I valori misurati con la *Correzione torbidità*, sono contrassegnati sul display e nella documentazione (stampa e memoria) con la sigla [TURB] (Turbidity correction).

La funzione *Correzione torbidità* non è attiva al momento della consegna.



L'impostazione per la correzione automatica della torbidità viene applicata a tutti i metodi per i quali si ritiene sia utile una correzione automatica della torbidità. Il fotometro decide automaticamente se questa funzione deve essere applicata o meno.

In caso di valori di torbidità troppo alti e con la correzione della torbidità attivata, il risultato di misurazione viene evidenziato in rosso per segnalare l'elevata incertezza del risultato.

Attivazione della correzione della torbidità

La correzione automatica della torbidità viene attivata e disattivata nel menu d'impostazione per la misura della concentrazione (vedi Paragrafo 4.5.6 IMPOSTAZIONI PER LA MODALITÀ CONCENTRAZIONE).

4.5.12 Programmazione/modifica dei metodi definiti dall'utente

Panoramica

Per la modalità *Concentrazione* è possibile creare autonomamente e salvare nel range di numeri assegnati ai metodi da 1001 a 1100 metodi definiti dall'utente. Il software del fotometro supporta l'utente nella creazione dei metodi.

Dati di calibrazione e funzione di calibrazione

Nella fotometria, per funzione di calibrazione si intende la dipendenza fra la grandezza di misura (ad es. concentrazione) e il risultato della misura fotometrica (ad es. assorbanza) di una soluzione di misurazione. La conoscenza di questa dipendenza è il presupposto per lo sviluppo di un metodo fotometrico. Solitamente, la funzione di calibrazione viene calcolata mediante una serie di misurazioni effettuate con soluzioni standard in una concentrazione ben definita (valore teorico), ad esempio come calibrazione a 10 punti.



Nella misurazione si utilizza la funzione di calibrazione inversa, per poter scaricare un'assorbanza misurata come di valore di misura della concentrazione.

Tipologie di curve

Spesso la dipendenza fra valore teorico e assorbanza è lineare in un ampio intervallo, come nell'esempio che segue:

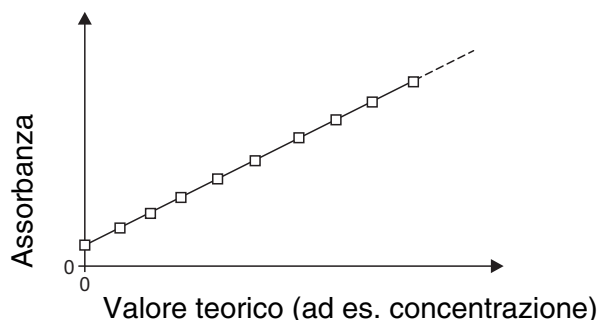


Figura 4-1 Esempio di una funzione di calibrazione lineare in base ad una calibrazione a 10 punti

In una dipendenza lineare, la funzione di calibrazione si calcola per mezzo della regressione lineare. I parametri della retta di calibrazione sono la pendenza e il segmento dell'asse (E0).

In una dipendenza non lineare invece, i punti dei campi di misura possono essere collegati fra di loro in forma di poligonale o avvicinati in forma di parabola:

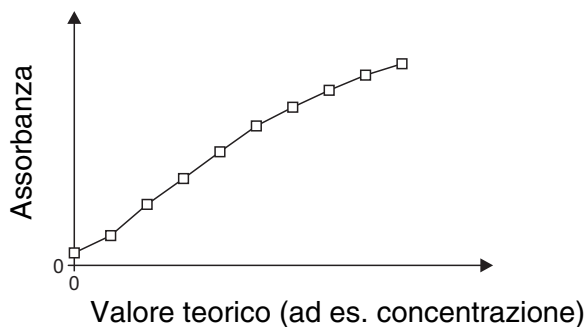


Figura 4-2 Esempio di una funzione di calibrazione poligonale in una calibrazione a 10 punti

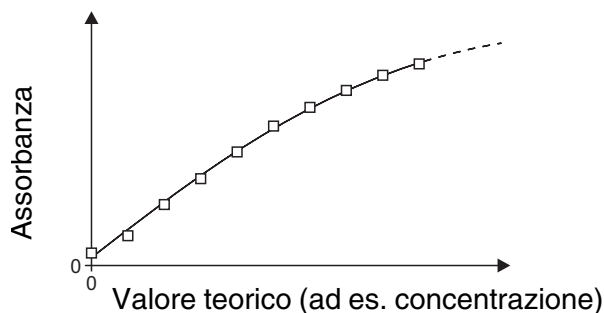


Figura 4-3 Esempio di una funzione di calibrazione a parabola in una calibrazione a 10 punti

Determinazione della funzione di calibrazione

Per la creazione di un metodo esistono le seguenti possibilità:

● **Taratura:**

Eeguire una serie di test con le seguenti soluzioni campione e contemporaneamente rilevare i valori tramite il fotometro:

- Campione bianco per la determinazione del valore bianco dei reagenti (con acqua deionizzata anziché il campione, vedi Paragrafo 4.5.9)
- almeno una e massimo dieci soluzioni standard di diversa concentrazione.

Il fotometro salva le coppie di valori teorico/assorbanza delle singole misurazioni e calcola in base a queste i parametri per la calibrazione. È possibile scegliere tra i tipi di curve *Curva poligonale*, *Linea retta* o *Parabola*.

● **Impostazione come coppie di valori:**

Impostazione delle coppie di valori teorico (concentrazione) / assorbanza misurata di una serie di test già esistente con le seguenti soluzioni campione:

- Campione bianco per la determinazione del valore bianco dei reagenti (con acqua deionizzata anziché il campione, vedi Paragrafo 4.5.9)
- almeno una e massimo dieci soluzioni standard di diversa concentrazione.

Il fotometro calcola i parametri per la calibrazione in base alle coppie di valori inserite. È possibile scegliere tra i tipi di curve *Curva poligonale*, *Linea retta* o *Parabola*.

● **Impostazione di una funzione:**

Impostare una funzione per calcolare la concentrazione partendo dall'assorbanza (funzione di calibrazione inversa). Nel fotometro è possibile inserire i coefficienti di un polinomio nella seguente forma:

$$c = a_0 + a_1 \cdot A + a_2 \cdot A^2 + a_3 \cdot A^3 + a_4 \cdot A^4 + a_5 \cdot A^5$$

con:

c	risultato della misura, ad es. concentrazione
da a0 a a5	Coefficienti (campo di immissione da 0.000 fino a 1000.000)
A	Assorbanza (Absorbance)



L'impostazione della formula è particolarmente semplice se per la misurazione si utilizza un set di test già pronto, dove il produttore ha già pubblicato il valore per il coefficiente a_1 . Spesso è chiamato "coefficiente" e corrisponde al valore inverso della pendenza delle rette della funzione di calibrazione.

Quando deve essere impostata una funzione lineare (linea retta), l'impostazione dei coefficienti a_0 e a_1 è necessaria per ottenere valori di misura corretti.

Nel caso in cui il valore esatto per a_0 non sia noto al momento dell'immissione della formula, è sufficiente indicare il coefficiente a_1 . In tal caso per la misurazione con questo metodo dovrà essere attivata la funzione *Valore bianco utente* (nel menu *Concentrazione / Setup*).

Prima della misurazione con questo metodo è necessario eseguire una misurazione del valore del bianco. Il valore calcolato per a_0 sostituirà poi il valore preimpostato per il metodo.

Se non si attiva la funzione *Valore bianco utente* il fotometro utilizzerà per il coefficiente a_0 il valore zero.

Altre informazioni per l'impostazione della formula (determinazione dei coefficienti)

<p>Funzione lineare</p>	<p>Se il valore per a1 (pendenza della funzione di calibrazione inversa) non è noto, è possibile programmare in modo estremamente semplice il metodo nel fotometro eseguendo una taratura o digitando le coppie di valori (vedi in alto).</p> <p>Per l'immissione della formula è possibile calcolare i coefficienti della funzione di calibrazione inversa attraverso la regressione lineare, dove l'asse Y indica la concentrazione e l'asse x l'assorbanza.</p> <p>Se si tratta di una funzione lineare i coefficienti della funzione di calibrazione inversa si possono ricavare anche dal valore bianco dei reagenti misurato e dalla pendenza (m) della funzione di calibrazione (asse y = assorbanza, asse x = concentrazione) come dimostrato qui di seguito.</p> <p>Significato dei coefficienti della formula:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● $a0 = - E0 \cdot a1$ [E0 = valore bianco dei reagenti (assorbanza con concentrazione 0)] ● $a1 = 1/m$ Reciproco della pendenza della funzione di calibrazione (spesso denominato "coefficiente") m = pendenza della funzione di calibrazione ● $a2, a3, a4, a5 =$ altri coefficienti (in caso di impostazione di una funzione lineare: zero)
<p>Funzione non lineare</p>	<p>I coefficienti della funzione di calibrazione inversa si calcolano con la regressione multipla, dove l'asse Y è la concentrazione e l'asse x l'assorbanza.</p>

Ulteriori dati dei metodi

Campo di immissione	Possibilità d'immissione
Numero *	1001 ... 1100
Descrizione	Nome a scelta (massimo 18 caratteri)
Versione	versione a scelta (massimo 18 caratteri)
Lunghezza d'onda *	Liberamente selezionabile (in nm)
Cuvetta *	13, 16, 24 mm (cilindrica), 10, 20 o 50 mm

Campo di immissione	Possibilità d'immissione
<i>Formula di citazione</i>	ad es. PO4-P (massimo 18 caratteri)
<i>Unità **</i>	ad es. mg/l (massimo 18 caratteri)
<i>Risoluzione *</i>	0.001, 0.01, 0.1 oppure 1
limite massimo e minimo dell'intervallo di misura *	a scelta fra zero e la massima concentrazione delle soluzioni standard utilizzate
timer da 0 a 3	per le analisi possono essere impostati liberamente fino a quattro timer
<i>Valore teorico MCheck</i>	a scelta nell'intervallo di misura
<i>Tolleranza MCheck</i>	a scelta
<i>Misurazioni richieste</i>	1 o superiore Numero di misurazioni dopo le quali viene documentato un valore misurato. In caso di più di una misurazione, il valore misurato documentato è la mediana di tutte le misurazioni.
<i>Richiesto valore bianco del reagente</i>	<i>Si/No</i>
<i>Calibrazione effettuabile</i>	<i>Si/No</i>
<i>Effettuare la calibrazione dell'utente</i>	<i>Si/No</i>

* Impostazioni necessarie

** Preimpostazione: mg/l



Se per un metodo è programmata una curva di calibrazione non lineare, è possibile che la preimpostazione delle seguenti voci di menu non debba essere modificata:

- *Richiesto valore bianco del reagente*
- *Calibrazione effettuabile*
- *Effettuare la calibrazione dell'utente*

Procedura di programmazione dei metodi

```

<HOME>
Concentrazione
├─ [Setup]
├─ Nuovo metodo

```

Modifica metodo		16.01.17 9:52
Numero		1001
Descrizione		Nitrite
Versione		01
Lunghezza d'onda		525
Cuvetta		10 mm
Formula di citazione		NO2-N
Unità		mg/l
Risoluzione		0.001
Curva di calibrazione		Misura le soluzioni standard
<input type="button" value="Lista dei"/> <input type="button" value="Cancella"/> <input type="button" value="Continua"/>		

1 Digitare i dati dei metodi generali. Come numero è già immesso il prossimo numero di metodo disponibile.

I campi di immissione possono essere compilati nel seguente modo:

- compilare tutti i campi di immissione vuoti in ordine di apparizione
- selezionare con [*Lista dei metodi*] un metodo già esistente come modello, assegnargli un nuovo numero del metodo e adattare i dati immessi
- selezionare un metodo già esistente con [*Lista dei metodi*] e modificarlo (senza modificare il numero)
- cancellare completamente il metodo con [*Cancella*].

2 Selezionare la voce del menu *Curva di calibrazione*. Selezionare il metodo per determinare la curva di calibrazione. Sono a disposizione le seguenti varianti:

- *Misura le soluzioni standard*
- *Inserisci i valori delle coppie di dati*
- *Inserisci la formula*

3 Con [*Continua*] confermare tutte le immissioni sulla pagina e passare alla pagina successiva.



Nella seguente procedura è possibile tornare in qualunque momento alla pagina precedente con [*Indietro*], ad esempio per correggere delle impostazioni o aggiungere ulteriori coppie di valori o cancellare valori improbabili.

**Variante 1:
Misura le soluzioni
standard**

Modifica metodo		16.01.17 9:52
ID standard	[REDACTED]	
Produttore standard	_____	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Indietro Continua </div>		

- 1 Selezionare *Misura le soluzioni standard* e confermare.
- 2 Digitare e confermare i dati delle soluzioni standard (opzionale).
- 3 Con *[Continua]* confermare tutte le immissioni sulla pagina e passare alla pagina successiva.

Si apre la tabella per la taratura delle soluzioni standard.

Modifica metodo		16.01.17 9:52
	Valore teorico	Assorbanza
E0	0.000	[REDACTED]
1	_____	_____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Indietro Aggiungi Cancella Continua </div>		

Nelle prime due righe della tabella sono già preimpostate le due copie di valori (punti di misura) indispensabili per almeno una calibrazione (valore bianco dei reagenti E0 e un qualsiasi altro valore teorico).

Modifica metodo		16.01.17 9:52
	Valore teorico	Assorbanza
E0	0.000	_____
1	0.300	_____
2	0.600	_____
3	1.000	_____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Indietro Aggiungi Cancella Continua </div>		

- 4 Impostare eventualmente ulteriori coppie di valori con *[Aggiungi]*.

Con *[Cancella]* è possibile cancellare una coppia di valori precedentemente evidenziata.

- 5 Digitare i valori teorici delle singole soluzioni standard nella colonna *Valore teorico*.

Modifica metodo		16.01.17 9:52
	Valore teorico	Assorbanza
E0	0.000	[REDACTED]
1	0.300	[REDACTED]
2	0.600	_____
3	1.000	_____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Indietro Aggiungi Cancella Continua </div>		

Taratura delle soluzioni standard:

- 6 Con i tasti a freccia *<▲><▼>* e *<◀><▶>* passare al relativo campo di immissione nella colonna *Assorbanza* e premere il tasto *<START-ENTER>*.

Assorbanza E0		16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>		
525 nm	16 mm	

Viene visualizzato il display di misura.

7 Inserire la cuvetta con il relativo standard.

L'assorbanza viene misurata. Sul display viene visualizzato il risultato della prima misurazione singola.

Assorbanza E0		16.01.17 9:52
Ultima misura in assorbanza 0.009 Mediana 0.009 (1 Misura(e))		
525 nm	16 mm	
Altra misura	Scartare	Applicare

8 Se necessario, con *[Altra misura]* eseguire ulteriori misurazioni singole per il calcolo della mediana oppure con *[Scartare]* eliminare l'ultima misurazione singola.

9 Confermare il valore della mediana con *[Applicare]*.




Se la concentrazione standard zero (valore bianco dei reagenti E0) non viene tarata, il fotometro calcola la curva di calibrazione senza questo valore. Se durante la misurazione con questo metodo viene attivata la funzione *Valore bianco utente* (nel menu *Concentrazione / Setup*), viene calcolato il valore per a0 e sostituisce il segmento dell'asse calcolato dalla programmazione del metodo (a0 vedi Pagina 66).

Modifica metodo		16.01.17 9:52
	Valore teorico	Assorbanza
E0	0.000	0.009
1	0.300	0.664
2	0.600	1.292
3	1.000	2.178
Indietro	Aggiungi	Cancela
Continua		

10 Ripetere i passaggi da 6 a 9 finché tutti i campi di immissione nella colonna *Assorbanza* sono riempiti.

11 Con *[Continua]* confermare tutte le immissioni sulla pagina e passare alla pagina successiva.

Sul display vengono visualizzate le coppie di valori in un diagramma (standard: Curva poligonale).

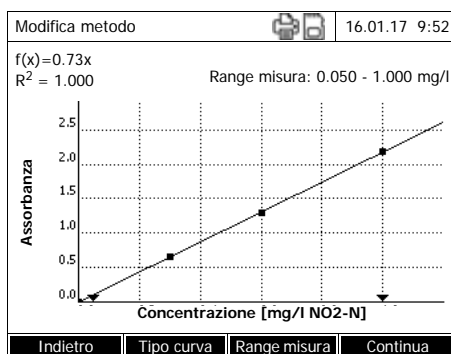

Sul diagramma appaiono le relative formule $f(x)$ e il coefficiente di correlazione R^2 .

12 Se necessario, con [Tipo curva] selezionare un altro tipo di curva per l'adattamento della curva.

- Curva poligonale
- Linea retta
- Parabola

13 Impostare se necessario altri limiti dell'intervallo di misura con [Range misura].

- Limite inferiore
- Limite superiore

14 Chiudere la modifica della curva di calibrazione con [Continua] e passare alla pagina successiva.

Sul display vengono visualizzati i timer e i dati MCheck collegati al metodo.

Modifica metodo		16.01.17 9:52
Timer 0		00:00:00
Timer 1		00:00:00
Timer 2		00:00:00
Timer 3		00:00:00
Valore teorico MCheck		1.00 mg/l
Tolleranza MCheck		0.10 mg/l
Misurazioni richieste		1
Richiesto valore bianco del reagente		No
Calibrazione effettuabile		No
Effettuare la calibrazione dell'utente		No
Indietro		Completa

15 Se necessario, immettere gli intervalli per un massimo di 4 timer.

16 Se necessario, impostare i parametri di controllo del metodo *Valore teorico MCheck* e *Tolleranza MCheck*.

17 Se necessario, impostare da quante misurazioni singole viene calcolato il valore misurato documentato.

18 Se necessario, impostare se è necessario un valore bianco dei reagenti.

19 Se necessario, impostare se è possibile e/o necessaria una calibrazione utente.

20 Chiudere la programmazione del metodo con [Completa].

Il metodo è programmato e selezionato per la misurazione.

Variante 2:
Inserisci i
valori delle coppie di
dati

A differenza della variante 1, qui i campi nella colonna *Assorbanza* vengono compilati manualmente. Di conseguenza non serve eseguire i passaggi da 6 a 10. Per il resto la procedura è identica a quella della variante 1.

Variante 3:
Inserisci la formula

Modifica metodo	16.01.17 9:52			
c = a0 + a1·A + a2·A<Hochgestellt>2<Default ¶ Font> +				
a0	0.605			
a1	2			
a2				
a3				
a4				
a5				
Limite inferiore del range di misura	1.000 mg/l			
Limite superiore del range di misura	3.000 mg/l			
Lista del	<table border="1"> <tr> <td>Cancella</td> <td></td> <td>Continua</td> </tr> </table>	Cancella		Continua
Cancella		Continua		

1 Selezionare *Inserisci la formula* e confermare.

Sul display vengono visualizzati i campi di immissione per i coefficienti (a0 ... a5) della formula.

2 Digitare e confermare i fattori.

Se per un coefficiente non è stato impostato alcun valore, il fotometro utilizzerà automaticamente il valore 0.



L'impostazione della formula è particolarmente semplice se per la misurazione si utilizza un set di test già pronto, dove il produttore ha già pubblicato il valore per il coefficiente a1. Spesso è chiamato "coefficiente" e corrisponde al valore inverso della pendenza delle rette della funzione di calibrazione.

Quando deve essere impostata una funzione lineare (linea retta), l'impostazione dei coefficienti a0 e a1 è necessaria per ottenere valori di misura corretti.

Nel caso in cui il valore esatto per a0 non sia noto al momento dell'immissione della formula, è sufficiente indicare il coefficiente a1. In tal caso per la misurazione con questo metodo dovrà essere attivata la funzione *Valore bianco utente* (nel menu *Concentrazione / Setup*). Prima della misurazione con questo metodo è necessario eseguire una misurazione del valore del bianco. Il valore a0 così ottenuto sostituisce il valore precedente.

3 Immettere i limiti dell'intervallo di misura e confermare.

4 Chiudere l'immissione della formula con [*Continua*].

Vengono visualizzati i timer e i parametri di controllo del metodo collegati al metodo.

Modifica metodo	16.01.17 9:52
Timer 0	00:00:00
Timer 1	00:00:00
Timer 2	00:00:00
Timer 3	00:00:00
Valore teorico MCheck	2.000 mg/l
Tolleranza MCheck	0.200 mg/l
Misurazioni richieste	1
Richiesto valore bianco del reagente	No
Calibrazione effettuabile	No
Effettuare la calibrazione dell'utente	No
Indietro	Completa

- 5** Se necessario, immettere gli intervalli per un massimo di 4 timer.
- 6** Se necessario, immettere *Valore teorico MCheck* e *Tolleranza MCheck*.
- 7** Se necessario, impostare da quante misurazioni singole viene generato il valore misurato documentato.
- 8** Se necessario, impostare se è necessario un valore bianco dei reagenti.
- 9** Se necessario, impostare se è possibile e/o necessaria una calibrazione utente.
- 10** Chiudere la programmazione del metodo con [*Completa*].

Il metodo è programmato e selezionato per la misurazione.

4.6 Misurazione dell'Assorbanza/Trasmittanza %

4.6.1 Generalità

La misurazione dell'assorbanza e/o della trasmittanza avviene senza l'utilizzo di metodi o profili. Tutte le impostazioni vengono effettuate nella procedura di misurazione.

Misurazione contro Assorbanza di riferimento


La misura della trasmittanza o dell'assorbanza può essere eseguita, a scelta, contro l'assorbanza della regolazione zero o contro l' *Assorbanza di riferimento* definita dall'utente (vedi Paragrafo 4.6.3 MISURAZIONE CONTRO ASSORBANZA DI RIFERIMENTO).

4.6.2 Esecuzione di una misura della trasmittanza o dell'assorbanza



Le impostazioni dell'ultima misurazione sono attive.

- 1 Se necessario, con [Lungh. d'onda] modificare la lunghezza d'onda.
- 2 Passare dalla misura della trasmittanza a quella dell'assorbanza e viceversa con [Assorbanza] <-> [Trasmittanza].
- 3 Usare se necessario una nuova misura di riferimento con [Riferimento] o ripetere la taratura (vedi Paragrafo 4.6.3).
- 4 Inserire la cuvetta (cuvetta cilindrica o rettangolare) (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

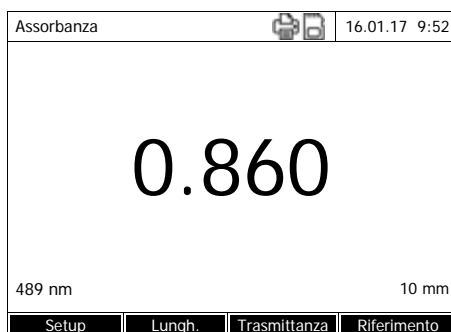

Il fotometro avvia automaticamente la misurazione.



- 5 Se necessario, con [Assorbanza] <-> [Trasmittanza] passare dall'Assorbanza alla Trasmittanza e viceversa.

4.6.3 Misurazione contro Assorbanza di riferimento

Ad ogni accensione del fotometro viene eseguita una misura dell'assorbanza o della trasmittanza contro l'assorbanza della regolazione zero come base. Tuttavia è anche possibile rilevare una *Assorbanza di riferimento* e utilizzarla come base.

L'*Assorbanza di riferimento* si riferisce alla lunghezza d'onda impostata. Il valore misurato resta salvato finché

- l'apparecchio viene spento
- non si cambia il tipo di provetta
- non si cambia la lunghezza d'onda
- non si misura un nuovo valore di riferimento
- non si cancella manualmente ([Riferimento] / Cancelli).
- non si passa ad un'altra modalità di misura dell'Assorbanza/Trasmittanza %

Determinazione semplice e multipla

La determinazione dell'Assorbanza di riferimento può essere semplice o multipla. Nella determinazione multipla, il valore medio è una mediana calcolata in base ai singoli valori di misura.

Misurazione dell'Assorbanza di riferimento

<HOME>
Assorbanza/Trasmittanza %

Assorbanza	16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
489 nm	10 mm
Setup	Lungh. Trasmittanza Riferimento

Assorbanza di riferimento	16.01.17 9:52
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>	
489 nm	10 mm

Assorbanza di riferimento	16.01.17 9:52
Ultima misura in assorbanza 0.232 Mediana 0.232 (1 Misura(e))	
489 nm	10 mm
Altra misura	Scartare Applicare

Le impostazioni dell'ultima misurazione sono attive.

1 Iniziare la misura di riferimento con *[Riferimento]*.

Se è già stato salvato un valore per l'assorbanza di riferimento, questo potrà essere cancellato oppure sovrascritto con una nuova misura di riferimento.

Dopo la cancellazione di un valore d'assorbanza di riferimento, il fotometro misura contro l'assorbanza della regolazione zero.

2 Inserire la cuvetta con il campione di riferimento.

La prima misurazione singola per l'Assorbanza di riferimento viene eseguita.

Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

- L'assorbanza misurata dalla (ultima) misurazione singola.
- La mediana ottenuta da tutte le misurazioni singole finora eseguite.

3 Se necessario, con *[Altra misura]* eseguire ulteriori misurazioni singole per il calcolo della mediana oppure con *[Scartare]* eliminare l'ultima misurazione singola.

4 Confermare il valore della mediana con *[Applicare]*.

Assorbanza	16.01.17 9:52		
Riferimento:			
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
489 nm	10 mm		
Setup	Lungh.	Trasmittanza	Riferimento

Il fotometro è pronto per la misurazione.

Nella misura della trasmittanza o dell'assorbanza, l'assorbanza di riferimento viene visualizzata in alto a destra sul display.

4.7 Metodi Speciale / Lunghezza d'onda multipla

4.7.1 Principi base delle misurazioni a Speciale / Lunghezza d'onda multipla

Nella modalità Speciale / Lunghezza d'onda multipla del XD 7000 è possibile eseguire misurazioni con metodi e funzioni speciali.

Per questi metodi è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- Misurazione con lunghezze d'onda diverse
- Misurazione multipla con una lunghezza d'onda (ad es. prima e dopo l'aggiunta di un reagente)
- Utilizzo di variabili di procedura.
Le variabili di procedura contengono un valore, che deve essere immesso prima di ogni misurazione con il metodo sul fotometro (ad es. indicazione del volume, valore pH o temperatura)
- Controllo se un valore soddisfa una condizione.
Con una condizione è possibile verificare la validità di un valore (ad es. valore d'assorbanza, variabile di procedura o il risultato di una formula).
- Editor delle formule per programmare comodamente un numero illimitato di metodi propri

Metodi speciali

L'elenco dei metodi in modalità Speciale / Lunghezza d'onda multipla contiene:

- metodi con lunghezze d'onda multiple preprogrammati
- metodi speciali preprogrammati
- metodi speciali programmati in proprio



Se si programmano metodi speciali in proprio, è possibile utilizzare tutte le funzioni avanzate della modalità Speciale / Lunghezza d'onda multipla.

4.7.2 Programmazione/modifica di metodi a Speciale / Lunghezza d'onda multipla



Per metodi con lunghezze d'onda multiple è possibile utilizzare i numeri dei metodi da 2001 a 2499. Tutti i metodi speciali possono essere selezionati anche nell'elenco dei metodi in modalità Concentrazione.

La creazione di un metodo proprio viene effettuata nei seguenti passaggi:

- **Impostazione di dati dei metodi generali**
Numero del metodo, nome del metodo, unità ecc.

- **Immissione di lunghezze d'onda per misurazioni dell'assorbanza ($A_{x \text{ nm}}$)**
Almeno una, al massimo 10

- **Definizione di variabili di procedura (K_X) (opzionale)**
Le variabili di procedura servono per tenere conto di grandezze d'influenza, che non possono essere misurate dal fotometro.
I valori per queste variabili di procedura devono essere immessi ad ogni misurazione con il metodo, ad es. temperatura o valore pH.

- **Immissione della formula per il calcolo del risultato di misurazione**
Nell'editor delle formule, immettere la formula con la quale si desidera calcolare il risultato di misurazione.

- **Immissione di una condizione supplementare (opzionale)**
Le condizioni servono per verificare la validità del risultato di misurazione.
L'immissione avviene con l'ausilio dell'editor delle formule.

**Esempio:
Determinazione
della clorofilla a?
secondo Nusch**

La determinazione della clorofilla si basa su due misurazioni della densità ottica (=assorbanza) dell'estratto di un campione d'acqua a 665 nm prima e dopo l'aggiunta di acido.

$$Clorofilla\ a\ (\mu g/l) = 29.6 * (A_{(prima)\ 665\ nm} - A_{(dopo)\ 665\ nm}) * (V_{estratto} / V_{campione})$$

con:

$A_{(prima)\ 665\ nm}$	1. Misurazione dell'assorbanza a 665 nm (prima dell'aggiunta di acido)
$A_{(dopo)\ 665\ nm}$	2. Misurazione dell'assorbanza a 665 nm (dopo l'aggiunta di acido)
$V_{estratto}$	Volume dell'estratto (in ml)
$V_{campione}$	Volume del campione d'acqua (in ml)

Equazione riformulata

Per l'immissione nel fotometro abbinare alle variabili dell'equazione i nomi che si possono immettere nel fotometro nell'editor delle formule.

$$R = 29.6 * (A_{665nm} - A_{665nm_2}) * (K_1 / K_2)$$

con:

R (Clorofilla a (µg/l))	R = risultato (concentrazione di clorofilla A in µg/l)
$A_{x \text{ nm}}$ (= $A_{(\text{prima}) 665 \text{ nm}}$)	Variabili per l'assorbanza (Absorbance).
$A_{x \text{ nm}_2}$ (= $A_{(\text{dopo}) 665 \text{ nm}}$)	Questi valori vengono misurati dal fotometro. Qui: Due misurazioni con la stessa lunghezza d'onda, in momenti diversi.
	In caso di più misurazioni, i nomi delle variabili (ad es. prima e dopo l'aggiunta di acido) si differenziano per l'indice $_y$ che segue un trattino basso (ad es. $A_{x \text{ nm}}$, $A_{x \text{ nm}_2}$, $A_{x \text{ nm}_3}$, e così via).
K_1 (= V_{estratto})	Variabili di procedura
K_2 (= V_{campione})	K_1 = volume dell'estratto (in ml) K_2 = volume del campione d'acqua (in l)
Numeri	Valori numerici liberamente selezionabili

<HOME>

*Speciale / Lunghezza d'onda
multipla*

- [Setup]
- | - Modifica metodi

Variabili di procedura	16.01.17 9:52	
<p>Le variabili di procedura sono variabili i cui valori attuali devono essere digitati durante la procedura di misurazione (p.es. Temperatura o valore pH).</p> <p>Se per il calcolo dei risultati necessaria una variabile di procedura: impostare le variabili di procedura (K) con <Aggiungi>.</p>		
Indietro	Aggiungi	Continua

Variabili di procedura	16.01.17 9:52		
K 1	V (estratto)		
K 2	V (campione)		
Indietro	Aggiungi	Cancella	Continua

Input formula	16.01.17 9:52		
<p>Con il softkey <Operators> si seleziona un'operazione, una funzione o una costante (p.es.: +, -, *, tan, log, e, Pi).</p> <p>Con il softkey <Variables> selezionate un'estinzione ad una determinata lunghezza d'onda o una variabile di procedura. Per digitare le cifre usare il tastierino.</p> <p>Per cancellare l'ultimo input premere <◀>.</p>			
Indietro	Operazioni	Variabili	Continua

Creare tutte le variabili di procedura necessarie.

5 Con *[Aggiungi]* creare una variabile di procedura necessaria per la formula e immettere una denominazione, ad es. la grandezza di misura.

oppure

Con *[Continua]* confermare tutte le immissioni e passare alla pagina successiva.

6 Con *[Aggiungi]* aggiungere un'altra variabile di procedura.

oppure

Con *[Cancella]* cancellare la variabile di procedura evidenziata.

7 Con *[Continua]* confermare tutte le immissioni e passare alla pagina successiva.

Immettere la formula.

8 Con <0...9> immettere i numeri.

Con *[Operazioni]*, <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare un operatore, una funzione o una costante.

Con *[Variabili]*, <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare una variabile.


Dopo ogni passaggio viene visualizzata la formula.

Con <◀> cancellare l'ultimo elemento della formula.

Con *[Indietro]* uscire dall'editor delle formule.



9 Con [Variabili], <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare una variabile e confermare. Lo stato attuale della formula viene visualizzato.

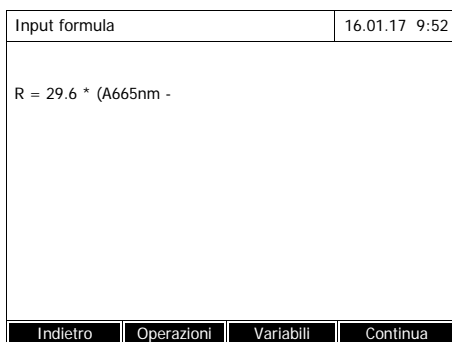

10 Inserire l'operatore. Lo stato attuale della formula viene visualizzato.



11 Con [Variabili], <▲><▼> <◀><▶> <START-ENTER> selezionare la variabile A_{665 nm} per la seconda misurazione e confermare. Lo stato attuale della formula viene visualizzato.



12 Con [Variabili], <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare il trattino basso (_). Si apre il campo di immissione per l'immissione di un indice per la misurazione, ad es. 2 per la seconda misurazione con questa lunghezza d'onda. Confermare l'indice immesso. Lo stato attuale della formula viene visualizzato.

Input formula	16.01.17 9:52		
$R = 29,6 * (A665nm - A665nm_2)$			
Indietro	Operazioni	Variabili	Continua

13 Completare la formula.
Lo stato attuale della formula viene visualizzato.

Input formula	16.01.17 9:52		
$R = 29,6 * (A665nm - A665nm_2)$			
Indietro	Operazioni	Variabili	Continua

14 Con .17 acquisire tutte le immisioni e passare alla pagina successiva.

Se la formula contiene un errore, si attiva un messaggio di errore. L'editor delle formule viene chiuso dopo che l'errore è stato eliminato.

Condizione	16.01.17 9:52		
<p>Qui possibile l'input di una condizione. Il valore misurato valido solo se la condizione rispettata.</p>			
Indietro	Operazioni	Variabili	Continua

Se necessario, immettere la formula per una condizione.

15 Con <0...9> immettere i numeri.

Con [Operazioni], <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare un operatore, una funzione o una costante.

Con [Variabili], <▲><▼> <◀><▶> e <START-ENTER> selezionare una variabile.

Dopo ogni passaggio viene visualizzata la condizione.

Con <◀> cancellare l'ultimo elemento della condizione.

Con [Indietro] uscire dall'editor delle formule.

Condizione	16.01.17 9:52
$A_{665} \text{ nm}^{-2}$ b5	
Indietro	Continua

16 Completare la condizione.

17 Chiudere la programmazione del metodo con [*Continua*].

Modifica metodi	16.01.17 9:52
Sequenza	Descrizione
Misurazione 1	_____
Misurazione 2	_____
Indietro	Continua

Se la formula contiene più misurazioni con la stessa lunghezza d'onda (sequenza di misurazioni), è possibile assegnare dei nomi alle singole misurazioni della sequenza.

18 Immettere i nomi per le singole misurazioni di una sequenza.

Modifica metodi	16.01.17 9:52
Sequenza	Descrizione
Misurazione 1	_____ prima
Misurazione 2	_____ dopo
Indietro	Continua

19 Chiudere la programmazione del metodo con [*Continua*].


Speciale / Lunghezza d'onda multipla	16.01.17 9:52
V estratto (ml) Per input del valore premere <START/ENTER>	
2001:Chl a 10 mm	Clorofilla a
Setup	Lista dei
Citazione	Unità

Il metodo è programmato e selezionato.

Il fotometro è pronto per la misurazione.

4.7.3 Selezione del metodo Speciale / Lunghezza d'onda multipla

Per selezionare un metodo per misurazioni Speciale / Lunghezza d'onda multipla procedere come segue:

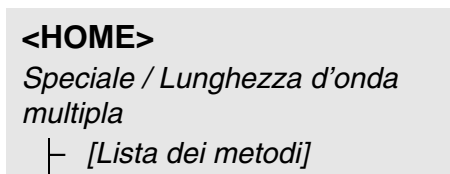

Seleziona il metodo (tutti)		16.01.17 9:52
[]		
2517	ADMI 10	Pt-Co Units
2518	ADMI 50	Pt-Co Units
Ultimi		

Sul display viene visualizzato l'elenco dei metodi. I metodi sono classificati in base al loro numero di codice.

Selezione del metodo:

- 1 Selezionare il metodo desiderato con <▲><▼>. La selezione attiva è visualizzata in negativo.
- 2 Confermare la selezione con <START-ENTER>.

Il fotometro è pronto per la misurazione.

Circoscrizione dell'elenco dei metodi

Nel caso in cui l'elenco dovesse essere molto lungo, per facilitare la ricerca del metodo l'elenco può essere circoscritto nel modo seguente:

- Con [Ultimi] è possibile limitare l'elenco dei metodi agli ultimi dieci metodi utilizzati.
- Con la funzione di ricerca è possibile cercare una determinata sequenza di caratteri nell'elenco, ad es. numero del metodo o nome del test.

Funzione di ricerca

Seleziona il metodo (ultimos utilizados)		16.01.17 9:52
ADM		
2517	ADMI 10	Pt-Co Units
2518	ADMI 50	Pt-Co Units
Tutti i metodi		

Ricerca di una sequenza di caratteri:

Con <A...9> digitare la sequenza di caratteri ricercati nella finestra di ricerca.

L'elenco sottostante riporta tutte le sequenze di caratteri trovate. Ad ogni nuova immissione di un carattere l'elenco viene aggiornato.



Durante la ricerca prestare attenzione alla corretta ortografia (lettere maiuscole o minuscole).

4.7.4 Esecuzione di misurazioni Speciale / Lunghezza d'onda multipla

<HOME>
Speciale / Lunghezza d'onda multipla

Speciale / Lunghezza d'onda multipla	16.01.17 9:52
Seleziona metodo di misura!	
Setup	Lista dei
Citazione	Unità

- 1 Selezionare il metodo desiderato con *[Lista dei metodi]* (vedi Paragrafo 4.7.3).

Per la descrizione della procedura di misurazione viene selezionato come esempio il metodo programmato in proprio "Chl a".

Speciale / Lunghezza d'onda multipla	16.01.17 9:52
V estratto (ml)	
Per input del valore premere <START/ENTER>	
2001:Chl a 10 mm	Clorofilla a 0.00 - 1000.00 µg/l
Setup	Lista dei
Citazione	

In caso di metodi con variabili di procedura: Immettere i valori di tutte le variabili di procedura in successione.

- 2 Con **<START-ENTER>** andare al passaggio successivo.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla	16.01.17 9:52
V estratto (ml) 10 ml	V campione 100 ml
Continua con <START/ENTER>	
2001:Chl a 10 mm	Clorofilla a
Setup	Ripeti
	Cancella

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

- 4 Immettere i volumi del campione e dell'estratto.

All'occorrenza, ripetere l'ultimo passaggio con *[Ripeti]*.

- 5 Con **<START-ENTER>** andare al passaggio successivo.

Il fotometro è pronto per la misurazione.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla		16.01.17 9:52	
Misurazione 1			
E richiesta la misurazione zero. Premere <ZERO/BLANK>			
2001:Chl a 10 mm		Clorofilla a 0.00 - 1000.00 µg/l	
Setup	Lista dei	Citazione	Unità

Se necessario, eseguire una misurazione zero.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla		16.01.17 9:52	
Misurazione 1			
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
2001:Chl a 10 mm		Clorofilla a	
Setup	Lista dei	Citazione	Unità

Il fotometro è pronto per la misurazione.

6 Con **<START-ENTER>** andare al passaggio successivo.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla		16.01.17 9:52	
Misurazione 1			
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
2001:Chl a 10 mm		Clorofilla a	
Setup			Cancella

7 Inserire la cuvetta (cuvetta cilindrica o rettangolare) (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

8 Avviare la misurazione.



Speciale / Lunghezza d'onda multipla		16.01.17 9:52
V estratto (ml)	10 ml	
V campione	100 ml	
Misurazione 1	A(665 n) = 0.600	
Continua con <START/ENTER>		
2001:Chl a 10 mm		Clorofilla a
Setup	Ripeti	Cancel

In caso di più misurazioni viene visualizzato un risultato intermedio.

9 Con <START-ENTER> andare al passaggio successivo.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla		16.01.17 9:52
Misurazione 2		
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>		
2001:Chl a 10 mm		Clorofilla a
Setup	Ripeti	Cancel

10 Avviare la misurazione.

Speciale / Lunghezza d'onda multipla  		16.01.17 9:52
V estratto (ml)	10 ml	
V campione	100 ml	
Misurazione 1	A(665 n) = 0.600	
Misurazione 2	A(665 n) = 0.000	
1.78		mg/ml
Iniziare la nuova sequenza di misura con		
Setup		Cancel

Il risultato viene visualizzato.

Se una condizione impostata non è soddisfatta, non viene visualizzato alcun valore misurato.

11 Se necessario, avviare una nuova misurazione con il metodo.

4.8 Spettro

4.8.1 Generalità

Con la funzione *Spettro* viene misurata e registrata l'*Assorbanza* o la *Trasmittanza* in funzione della lunghezza d'onda. L'intervallo di lunghezze d'onda può essere selezionato liberamente all'interno del campo di misura del fotometro. Il passo è di 1 nm.

La registrazione di uno spettro avrà luogo senza l'impiego di metodi o profili. Tutte le impostazioni vengono effettuate nella procedura di misurazione.

Linea base

Prima della registrazione di uno spettro è necessario acquisire una linea base con una cuvetta zero adatta, ad es. con acqua deionizzata. La linea base deve coprire almeno l'intervallo di lunghezze d'onda dello spettro da registrare. Una linea base misurata una volta resta salvata nel fotometro finché

- non sarà determinata una nuova linea base
- fino ad un ampliamento dell'intervallo di lunghezze d'onda nel menu *[Setup]*
- fino all'abbandono della modalità *Spettro* o allo spegnimento del fotometro.

Impostazioni

È possibile determinare uno spettro con impostazioni standard senza dover aprire la finestra delle impostazioni.

Per uno spettro sono possibili le seguenti impostazioni:

Campo di immissione	Possibilità d'immissione
<i>Start lunghezza d'onda</i>	320* ... 1100 nm
<i>Stop lunghezza d'onda</i>	320 ... 1100* nm
<i>Modo</i>	<i>Assorbanza*</i> oppure <i>Trasmittanza</i>
<i>Livellamento</i>	<i>Si*</i> oppure <i>No</i>
<i>Colore curva</i>	Selezione del colore per la curva
<i>Scala</i>	<i>Automatico*</i> oppure <i>Manuale</i>
<i>Scala: Automatico*</i>	Durante la misurazione, l'apparecchio adatta la scala dell'asse (valore minimo e massimo dell'asse) al valore misurato. È sempre visualizzata l'intera curva.
<i>Scala: Manuale</i> <i>min. asse Y</i> <i>max asse Y</i>	La scala dell'asse (valore minimo e massimo dell'asse) viene impostata in modo fisso manualmente.

* Preimpostazione



Le impostazioni correnti possono essere salvate come profilo con *[Salva]*.

Per richiamare un profilo memorizzato premere *[Apri]*.

I file dei profili per gli spettri hanno l'estensione ".profil".

4.8.2 Registrazione dello Spettro


<HOME>
Spettro

Spettro	16.01.17 9:52
Setup	Apri


Spettro	16.01.17 9:52
Start lunghezza d'onda	
Stop lunghezza d'onda	1100 nm
Modo	Assorbanza
Livellamento	Si
Colore curva	Blu
Scala	Automatico
	Applicare

Sul display viene visualizzato un messaggio con avvertenze di comando.

- 1 Aprire il menu d'impostazione con *[Setup]*.
- 2 Se necessario, modificare le impostazioni standard per lo spettro.
 - Lunghezze d'onda per l'ora di inizio e di fine dello spettro da registrare
 - Modalità di rappresentazione (*Assorbanza / Trasmittanza*)
 - Livellamento della curva (*Si/No*)
 - Colore della curva
 - Scala dell'asse y
Automatico: (intervallo di valori totale)
Manuale: (intervallo di valori selezionato)
- 3 Con *[Applicare]* confermare tutte le immissioni.

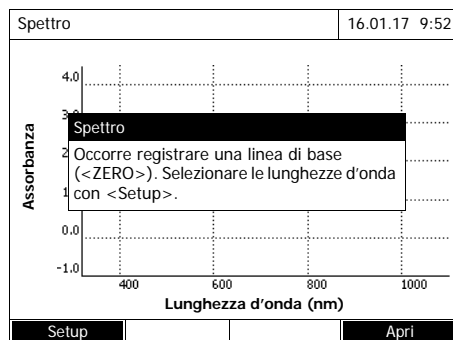

Sul display viene visualizzato un messaggio con avvertenze di comando.

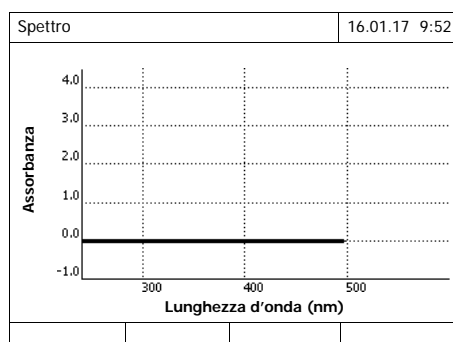


Registrazione della linea base:

4 Premere il tasto **<ZERO-BLANK>**.

Il fotometro registra la linea base.

5 Attendere che la linea base sia registrata completamente.

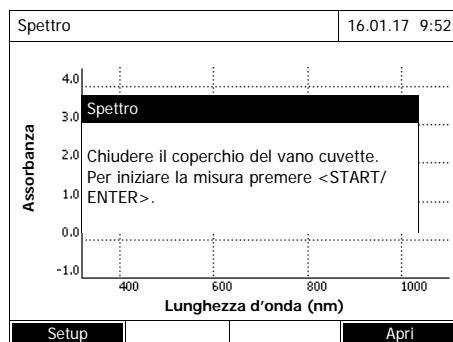


Dopo la registrazione della linea base, il fotometro è pronto per la misurazione.

Registrazione dello spettro:


6 Inserire la cuvetta (cuvetta cilindrica o rettangolare) (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).

7 Avviare la misurazione con **<START-ENTER>**.

Dopo la registrazione dello spettro viene visualizzato il messaggio *La registrazione dello spettro stata completata.*

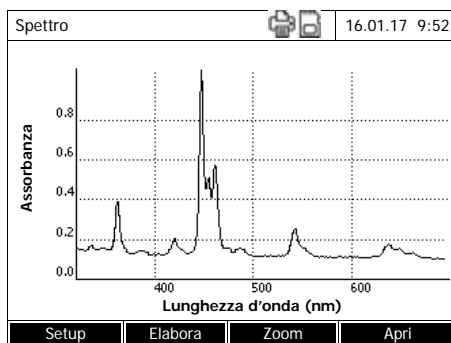

Informazioni sul cursore

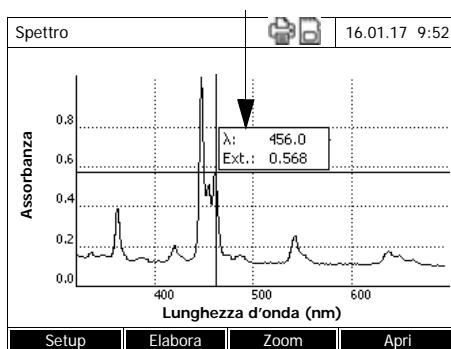

8 Attendere che lo spettro sia stato registrato completamente.

Al termine della registrazione viene visualizzato il seguente messaggio:

La registrazione dello spettro stata completata.

9 Confermare il messaggio con **<START·ENTER>**.

Il cursore appare nel massimo assoluto dello spettro.

10 Si hanno le seguenti possibilità:

- Elaborare immediatamente lo spettro (vedi Paragrafo 4.8.3)
- Con **<PRINT>** è possibile stampare lo spettro in forma di grafico mediante una stampante collegata o visualizzarlo come file pdf.
- Salvare lo spettro in un file *.csv con **<STORE>**. Come posizione di salvataggio è possibile selezionare il fotometro (*Foglio interno DataB*) oppure un supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A (*memoria USB*). Tutti gli spettri salvati possono essere richiamati ed elaborati in qualunque momento (vedi Paragrafo 4.8.3).

4.8.3 Caricamento/elaborazione dello spettro



Uno spettro può essere elaborato immediatamente dopo la misurazione. Inoltre è possibile caricare ed elaborare anche gli spettri precedentemente salvati.

Per l'elaborazione si hanno a disposizione i seguenti strumenti:

- funzione del cursore per percorrere a passi la curva con visualizzazione dei valori x e y
- funzione zoom per ingrandire una sezione del grafico
- funzioni matematiche per le diverse operazioni di valutazione e di calcolo.

Le funzioni sono descritte a partire da Pagina 96.


Caricamento di uno spettro precedentemente salvato

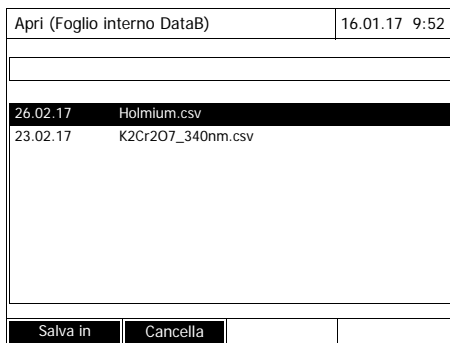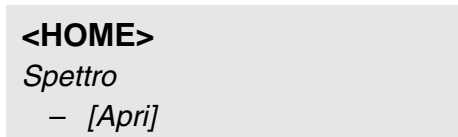

Viene visualizzato l'elenco con gli spettri salvati nella memoria condivisa.

- 1 Se necessario, con *[Salva in]* selezionare un'altra posizione di salvataggio dello spettro (supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A).
- 2 Selezionare lo spettro desiderato. La vista originale della curva viene visualizzata.


Cursore

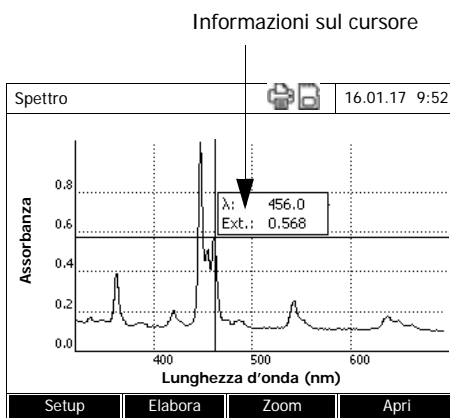

Il cursore è costituito da una linea orizzontale e una linea verticale, che si intersecano in un punto della curva. In una piccolo riquadro vengono visualizzati i valori x e y del punto della curva.

Con <<>><>> è possibile spostare il cursore lungo l'asse x (lunghezza d'onda). Questo consente di percorrere la curva punto per punto e di analizzarla.


Zoom

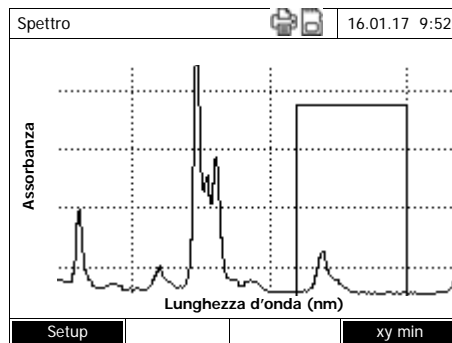

1 Premere [Zoom].


La finestra di zoom viene visualizzata. L'angolo in basso a sinistra della finestra di zoom è evidenziato con un piccolo quadratino nero.

- Con [Originale] è possibile tornare in qualunque momento alla vista originale dello spettro.

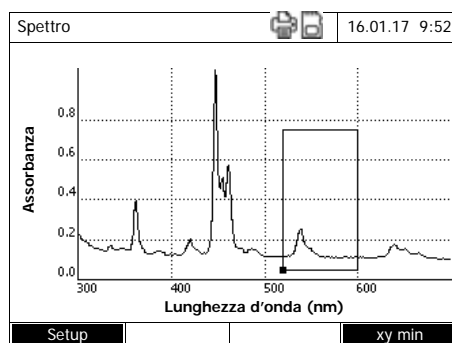


2 Modifica della finestra di zoom:

- Con <◀><▶> e <▲><▼> fissare l'angolo in basso a sinistra della finestra di zoom.

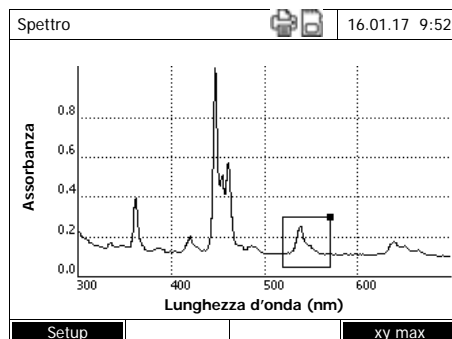

- Con [xy max] evidenziare l'angolo in alto a destra della finestra di zoom (piccolo quadratino nero).
- Con <◀><▶> e <▲><▼> fissare l'angolo in alto a destra della finestra di zoom.

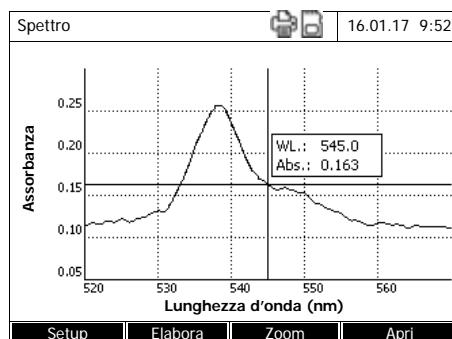

3 Ingrandimento della finestra di zoom:

- Premere il tasto <START-ENTER>. La finestra di zoom viene scalata su tutta la superficie del diagramma.

Uscita dalla finestra di zoom:

- Con <ESC> è possibile tornare in qualunque momento alla vista originale dello spettro.

- Elabora** Con *[Elabora]* si apre il menu con le funzioni matematiche:
- *Massimi/minimi (zoomed area)*
Evidenzia i valori estremi (minimi e massimi) nello spettro visualizzato
 - *Marca punti*
Si apre una modalità di elaborazione per evidenziare singoli punti nello spettro
Con il tasto funzione *[Marca]* è possibile evidenziare singoli punti.
Nel punto evidenziato vengono visualizzati la lunghezza d'onda e il valore misurato.
Per eliminare singoli punti, utilizzare il tasto funzione *[Cancella]*.
 - *Cancella marcature*
Cancella tutti i punti evidenziati nello spettro.
 - *Originale*
Mostra lo spettro originale non elaborato.
 - *Integrale*
Calcola la superficie fra la linea zero e la curva all'interno di un intervallo di lunghezze d'onda liberamente selezionabile [X1,X2].
 - *Derivata*
Calcola la dispersione dell'intero spettro. Questa funzione può essere eseguita più volte per calcolare la seconda e la terza dispersione.
 - *Compara spettro*
Carica un secondo spettro nello stesso diagramma per un confronto diretto.
Il secondo spettro viene visualizzato nel colore magenta.
 - *Addiziona spettro*
Aggiunge uno spettro precedentemente salvato allo spettro corrente.
 - *Sottrarre spettro*
Sottrae uno spettro salvato allo spettro attuale.
 - *Suddividi spettro (ratio)*
Divide i valori di assorbanza e/o di % trasmittanza dello spettro corrente per i valori di uno spettro precedentemente salvato
 - *Addiziona valore fisso*
Aggiunge un valore fisso di assorbanza e/o di % trasmittanza allo spettro corrente.
 - *Moltiplica per valore fisso*
Moltiplica i valori di assorbanza e/o di % trasmittanza dello spettro corrente per un valore fisso.




L'addizione, la sottrazione e la divisione di due spettri può essere applicata sempre solo sull'intervallo di lunghezze d'onda comune di entrambi gli spettri.

4.8.4 Salvataggio/esportazione di uno spettro

Quando si salva uno spettro, oltre allo spettro elaborato viene salvato anche quello originale. Da ogni spettro salvato è pertanto possibile risalire a quello originale.

Salvataggio

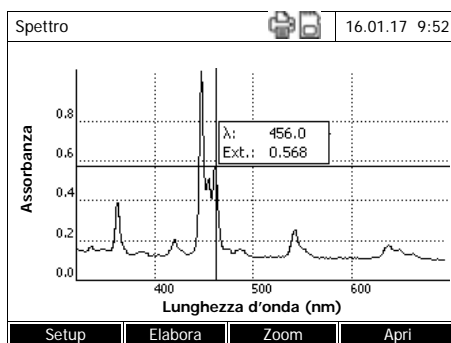

- 1 Registrare lo spettro (vedi Paragrafo 4.8.2) oppure caricare lo spettro salvato (vedi Paragrafo 4.8.3).
- 2 Se necessario, collegare un supporto di memoria USB alla porta USB-A.
- 3 Aprire la finestra di dialogo di salvataggio con **<STORE>**.
- 4 Con *[Salva in]* modificare eventualmente la posizione di salvataggio:
Foglio interno DataB:
 cartella condivisa nell'apparecchio oppure
memoria USB:
 memoria USB collegata alla porta USB-A.
- 5 Se necessario, modificare il nome del file.
 Il fotometro offre automaticamente un nome del file univoco costituito dal campo delle lunghezze d'onda, dalla data e dall'ora.
- 6 Salvare il file con **<START-ENTER>**.

Esportazione di dati su un PC

Esportare uno spettro salvato su un PC: vedi Paragrafo 4.12.3

4.9 Cinetica

La funzione Cinetica consente di seguire nel tempo l'assorbanza e/o la trasmittanza di un campione ad una lunghezza d'onda ben definita.

In base ai dati di misura a disposizione, il fotometro calcola automaticamente la pendenza fra due punti di misura vicini.

Se necessario, è possibile calcolare e visualizzare anche l'attività catalitica.

Per registrare la cinetica, il fotometro misura a intervalli di tempo regolari (intervallo di misura) e salva i valori misurati sotto forma di funzione del tempo.

Tutte le impostazioni necessarie per effettuare queste registrazioni sono gestite in un profilo specifico. I profili possono essere creati, salvati, modificati e cancellati. Ad ogni misurazione deve corrispondere un profilo specifico.

4.9.1 Creazione/modifica dei profili per registrazioni della Cinetica



I profili per registrazioni della Cinetica vengono salvati con i numeri da 4001 a 4020.

Alla consegna, nel fotometro è già impostato un esempio di profilo.

Un profilo per la registrazione della Cinetica contiene i seguenti dati:


Campo di immissione	Possibilità d'immissione
<i>Numero</i> *	4001 ... 4020
<i>Nome</i>	Nome a scelta (massimo 18 caratteri)
<i>Modo</i> *	<i>Assorbanza</i> oppure <i>Trasmittanza</i>
<i>Lunghezza d'onda</i> *	Liberamente selezionabile (in nm)
<i>Durata</i> *	Durata totale nel formato hh:mm:ss (ore:minuti:secondi)
<i>Intervallo</i> *	Intervallo di misura = distanza temporale fra due misurazioni singole nel formato hh:mm:ss (ore:minuti:secondi) Eccezione: Nell'impostazione <i>Misurazioni/intervalli: Max/intervallo</i> l'intervallo è definito diversamente (vedi in basso).
<i>Ritardo</i>	Tempo fra l'avvio della registrazione e l'inizio della prima misurazione singola

Campo di immissione	Possibilità d'immissione
<i>Scala</i>	<i>Automatico</i> oppure <i>Manuale</i>
<i>Scala: Automatico **</i>	Durante la misurazione, l'apparecchio adatta la scala dell'asse (valore minimo e massimo dell'asse) al valore misurato. È sempre visualizzata l'intera curva.
<i>Scala: Manuale</i> <i>min. asse Y</i> <i>max asse Y</i>	La scala dell'asse (valore minimo e massimo dell'asse) viene impostata in modo fisso manualmente.
<i>Misurazioni/intervalli</i>	<i>1/intervallo</i> oppure <i>Max/intervallo</i> Qui è possibile fissare quante misurazioni devono essere effettuate per ogni intervallo. Questa impostazione influisce sul calcolo della pendenza dei singoli intervalli (vedi Paragrafo 4.9.6).
<i>Attivit cinetica</i> (solo nella <i>Modo: Assorbanza</i>)	<i>Si</i> oppure <i>No</i> Qui è possibile stabilire se debba essere calcolata l'attività catalitica. L'attività catalitica è un'unità di misura che indica la quantità di materiale trasferito per ogni singola unità di tempo. Per accelerare la quantità di materiale trasferito si utilizza di solito un catalizzatore o un enzima (biocatalizzatore). Eeguire la misurazione a temperatura ambiente.
<i>Attivit cinetica: Si</i> <i>Fattore</i> <i>Unità</i> <i>Risoluzione</i>	L'attività catalitica o l'attività enzimatica si calcola in base alla pendenza della curva. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;">$\text{Cat. A.} = \text{valore medio Pendenza } [\Delta / \text{min}] * \text{Fat}$</div> Impostare qui il valore per <i>Fattore</i> . Nel menu <i>[Elabora] / Pendenza e attivit cinetica</i> insieme all'unità selezionata e alla risoluzione viene visualizzato anche il valore calcolato per l'attività catalitica.

* Impostazioni necessarie

* Preimpostazione: *Automatico*

Creazione/modifica di un profilo

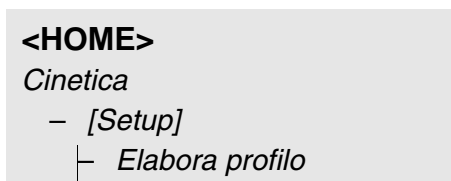

1 Digitare i dati per il profilo. Come numero è già immesso il prossimo numero di metodo disponibile.

I campi di immissione possono essere compilati nel seguente modo:

- compilare tutti i campi di immissione vuoti in ordine di apparizione
- Con *[Lista dei profili]* selezionare un profilo già esistente come modello, assegnare a questo un nuovo numero profilo e adattare le immissioni
- Selezionare un profilo già esistente con *[Lista dei profili]* e modificarlo (senza modificare il numero).
- cancellare completamente il profilo con *[Cancella]*.

2 Passare alle altre impostazioni con *[Continua]*.

3 Digitare gli ulteriori dati per il profilo.

4 Con *[Completa]* confermare tutte le immissioni.


Il profilo è pronto e selezionato. Il fotometro è pronto per la misurazione.



La funzione *Attivit cinetica* è disponibile solo quando è stata selezionata la modalità operativa Assorbanza.

4.9.2 Caricamento di un profilo per la registrazione Cinetica

Il profilo per una registrazione Cinetica può essere caricato nel modo seguente:

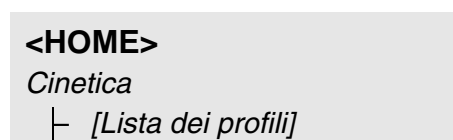

Seleziona il profilo (tutti)		16.01.17 9:52	
[Input field]			
4001	NADH	Assorbanza	
4002	A740	Assorbanza	
[Empty space]			
Ultimi			

Sul display viene visualizzato l'elenco dei profili. I profili sono classificati in base al loro numero di codice.

Selezione del profilo:

- 1 Selezionare il profilo desiderato con **<▲>**/**<▼>**. La selezione attiva è visualizzata in negativo.
- 2 Confermare la selezione con **<START·ENTER>**.

Il fotometro è pronto per la misurazione.

Circoscrizione dell'elenco dei profili

Nel caso in cui l'elenco dovesse essere molto lungo, per facilitare la ricerca del profilo è possibile circoscrivere l'elenco dei profili nel modo seguente:

- La ricerca può essere limitata agli ultimi dieci profili utilizzati con *[Ultimi]*.
- Con la funzione di ricerca è possibile cercare una determinata sequenza di caratteri nell'elenco, ad es. numero del metodo o nome del test.

Funzione di ricerca

Seleziona il profilo (ultimos utilizados)		16.01.17 9:52	
[Input field: NA_]			
4001	NADH	Assorbanza	
[Empty space]			
Tutti i profil			

Ricerca di una sequenza di caratteri:

Con **<A...9>** digitare la sequenza di caratteri ricercati nella finestra di ricerca.



Durante la ricerca prestare attenzione alla corretta ortografia (lettere maiuscole o minuscole).

4.9.3 Registrazione della Cinetica

<HOME>
Cinetica

Cinetica	16.01.17 9:52
E richiesta la misurazione zero. Premere <ZERO/BLANK>	
4001: Demo	Assorbanza
Setup	Lista del Apri

- 1 Se necessario, con [Lista dei profili] selezionare un altro profilo (vedi Paragrafo 4.9.2).
- 2 Con **<ZERO-BLANK>** avviare la misurazione zero.

Cinetica	16.01.17 9:52
Inserire la cuvetta zero (acqua distillata) o premere <START/ENTER>	
10 mm	0,0 - 22,1 mg/l
Setup	Lista del Apri

- 3 Eseguire una misurazione zero.

Cinetica	16.01.17 9:52
[ZERO 16.01.17 9:51]	
Chiudere il coperchio del vano cuvette. Per iniziare la misura premere <START/ ENTER>.	
10 mm	0,0 - 22,1 mg/l
Setup	Lista del Apri

Il fotometro è pronto per la misurazione.

4 Inserire la cuvetta (vedi Paragrafo 4.2.5 INSERIMENTO DELLA CUVETTA).


5 Avviare la misurazione con **<START-ENTER>**.

Il fotometro avvia automaticamente la registrazione.


6 Attendere che la registrazione sia terminata.

Per interrompere la registrazione:

- La registrazione può essere interrotta prima della conclusione con *[Interrompi]*. La curva registrata fino a quel momento può essere salvata ed elaborata (vedi Paragrafo 4.9.6).
- La misurazione può essere interrotta completamente con **<ESC>**. La curva registrata fino a quel momento viene cancellata.

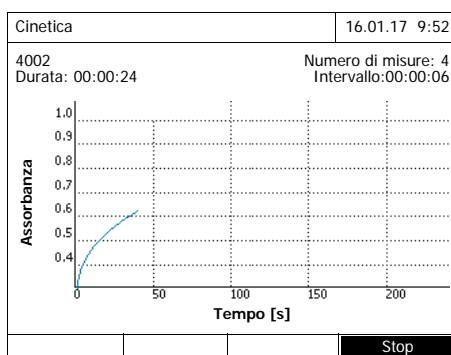

Informazioni sul cursore

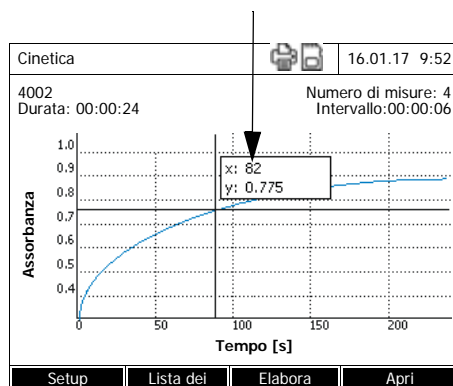


7 Trascorsa la *Durata* impostata, viene visualizzato il cursore.

Si hanno le seguenti possibilità:

- Con il cursore è possibile tastare la curva e visualizzare i dati di misurazione per ogni punto (vedi Paragrafo 4.9.6)
- Con **<PRINT>** è possibile stampare la curva cinetica in forma di grafico mediante una stampante collegata o visualizzarla come file pdf.
- Con **<STORE>** salvare la curva cinetica (vedi Paragrafo 4.9.4).
- Eseguire ulteriori funzioni per l'elaborazione della registrazione della cinetica (vedi Paragrafo 4.9.6)
- Chiudere la registrazione cinetica con **<ESC>**.

4.9.4 Salvataggio/esportazione della registrazione Cinetica

Salvataggio

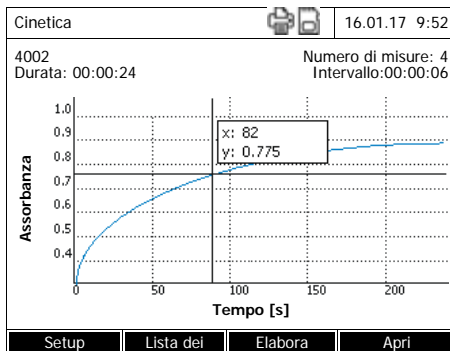

- 1 Eseguire la registrazione della cinetica (vedi Paragrafo 4.9.3) oppure Caricare la registrazione della cinetica salvata (vedi Paragrafo 4.9.4).
- 2 Se necessario, collegare un supporto di memoria USB alla porta USB-A.
- 3 Aprire la finestra di dialogo di salvataggio con **<STORE>**.
- 4 Se necessario, modificare la posizione di salvataggio con *[Salva in]: Foglio interno DataB:* cartella condivisa nell'apparecchio oppure *memoria USB:* memoria USB collegata alla porta USB-A.
- 5 Se necessario, modificare il nome del file.
- 6 Salvare il file con **<START·ENTER>**.

Esportazione di dati su un PC

Esportare una registrazione cinetica salvata in un PC: vedi Paragrafo 4.12.3

Esempio di una registrazione della cinetica (file *.csv)

```
6|4001|1|1|525|1280913092|59|5|1|0.000|0.301|0|1.000|µkat|2
Strumento Numero di serie:Software Utente
XD 700009130512 2.70-Tintometer-0.14 Amministratore

Start time Lunghezza d'onda (nm)
04.08.2010 11:11 525

Tempo (s) Assorbanza
0 0,092
5 0,077
10 0,073
15 0,069
.. .....
```

Significato della riga 1:

Colonna	Valore	Spiegazione
1	6	Versione del formato del file CSV
2	4001	Numero profilo
3	1	Misurazione dell'assorbanza (0) o della trasmissione (1)
4	1	1 misurazione per intervallo (0) oppure il più spesso possibile (1)
5	525	Lunghezza d'onda (in nm)
6	1280913092	Ora di inizio (formato dati interno)
7	59	Durata (in sec)
8	5	Tempo di intervallo (in sec)
9	1	Scala automatica (0) o manuale (1)
10	0.000	Valore minimo con scala manuale
11	0.301	Valore massimo con scala manuale
12	0	Attività enzimatica off (0) o on (1)
13	1.000	Fattore dell'attività enzimatica
14	μ kat	Unità dell'attività enzimatica
15	2	Decimali dell'attività enzimatica

4.9.5 Caricamento della registrazione Cinetica

Le registrazioni Cinetica salvate possono essere ricaricate e modificate.

Caricamento della
registrazione
Cinetica-salvata

<HOME>
Cinetica
– [Apri]

		16.01.17 9:52
26.02.17	Enzyme kinetics.csv	
24.02.17	A740.csv	
24.02.17	kinetics_4002_070224_1410.csv	
Salva in		Cancel


Sul display viene visualizzato l'elenco delle registrazioni Cinetica salvate (*Foglio interno DataB*).

- 1 Con [*Salva in*] selezionare la posizione di salvataggio della registrazione cinetica (*Foglio interno DataB* oppure *memoria USB* per un supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A).
- 2 Selezionare la registrazione Cinetica desiderata.

La curva viene caricata.

Si hanno le seguenti possibilità:

- Con il cursore è possibile tastare la curva e visualizzare i dati di misurazione per ogni punto (vedi Paragrafo 4.9.6)
- Con **<PRINT>** è possibile stampare la curva cinetica in forma di grafico mediante una stampante collegata o visualizzarla come file pdf.
- Con **<STORE>** salvare la curva cinetica (vedi Paragrafo 4.9.4).
- Eseguire ulteriori funzioni per l'elaborazione della registrazione della cinetica (vedi Paragrafo 4.9.6)
- Chiudere la registrazione cinetica con **<ESC>**.

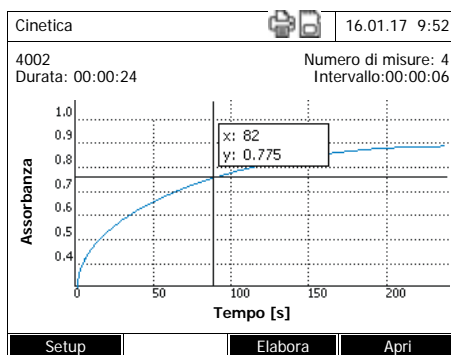


4.9.6 Elaborazione della registrazione Cinetica

Per la registrazione cinetica sono a disposizione le seguenti funzioni:

- tastare la curva con il cursore
- visualizzare un elenco con le pendenze della curva per ogni intervallo
- scalare l'asse Y del diagramma
- visualizzare contemporaneamente due registrazioni cinetiche in un grafico
- visualizzare la differenza di due registrazioni cinetiche

Cursore

Informazioni sul cursore

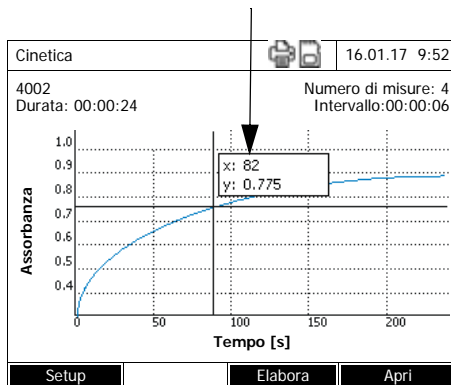

Il cursore è costituito da una linea orizzontale e una linea verticale, che si intersecano in un punto della curva. In una piccolo riquadro vengono visualizzati i valori x e y del punto della curva.

Il cursore può essere spostato lungo l'asse x (asse tempo), con <<>><<>>. Questo consente di percorrere la curva punto per punto e di analizzarla.

Pendenza della curva e attività catalitica

La funzione *Pendenza e attivit cinetica* indica la pendenza della curva cinetica nelle singole sezioni (intervalli) della curva.

Una sezione corrisponde all'*Intervallo* immesso nel profilo.

- 1 Con [Elabora]/ *Pendenza e attivit cinetica* evidenziare la pendenza della curva cinetica nelle singole sezioni (intervalli) della curva.

Intervallo	Pendenza [Δ/min]	Tempo
1	0.000	5 s
2	0.000	10 s
3	0.000	15 s
4	0.000	20 s
5	0.000	25 s
6	0.000	30 s

Se durante la creazione di un profilo è stato selezionato il calcolo dell'attività catalitica, questa viene visualizzata qui insieme alla pendenza.



La funzione *Pendenza e attivit cinetica* è attiva solo se le registrazioni cinetiche sono state effettuate nella modalità operativa Assorbanza.

La pendenza visualizzata per un intervallo viene calcolata a seconda del profilo come segue:

Misurazioni/intervalli	Pendenza
1/intervallo	Pendenza, convertita ad un intervallo di "1 minuto"

Misurazioni/intervalli**Pendenza***Max/intervallo*

La pendenza delle rette determinate in un intervallo attraverso la regressione lineare, convertita ad un intervallo di "minuto"

Scala dell'asse y

La scala dell'asse Y può essere impostata manualmente con *[Setup]/Scala/Manuale*.

Compara cinetica

Con *[Elabora]/ Compara cinetica* caricare una seconda registrazione della cinetica per il confronto diretto nello stesso diagramma.



La funzione *Compara cinetica* è attiva solo se le registrazioni cinetiche sono state effettuate nella modalità operativa Assorbanza.

Sottrarre Cinetica

Con *[Elabora]/ Sottrarre Cinetica* sottrarre una registrazione cinetica salvata dalla registrazione cinetica attuale.



La funzione *Sottrarre Cinetica* è attivata solo se entrambe le registrazioni cinetiche sono state eseguite con le seguenti impostazioni:

- Modalità: Assorbanza
- Misurazioni/intervalli: 1/intervallo
- Intervallo uguale

4.10 Timer

Il timer può essere utilizzato per farsi ricordare da un segnale acustico la scadenza di un intervallo di tempo.

Il fotometro riconosce due tipi di timer:

- *User defined timer* (timer definito dall'utente) è un timer liberamente selezionabile. Gli intervalli e i nomi possono essere impostati liberamente. È disponibile un solo timer liberamente selezionabile. Questo non può essere cancellato (vedi Paragrafo 4.10.1).
- *Timer per le analisi* sono timer incorporati nell'apparecchio. Il nome e l'intervallo del timer per le analisi sono memorizzati con i dati di un metodo di misurazione (modalità operativa *Concentrazione*). Il numero dei timer disponibili per le analisi corrisponde al numero dei tempi di reazione prescritti nelle procedure di analisi dei metodi programmati (vedi Paragrafo 4.10.2).

Il fotometro gestisce tutti i timer nell'elenco dei timer.

L'elenco dei timer (il menu *Timer*) si apre con il tasto **<TIMER>**. L'apertura del menu *Timer* è possibile in ogni situazione di comando.

Le altre funzioni non vengono disturbate dal timer.

Per uscire dall'elenco dei timer premere il tasto **<ESC>**.

Quando si apre per la prima volta il menu *Timer* nell'elenco dei timer si trova solo il timer definito dall'utente. I timer per le analisi possono essere inseriti e cancellati dall'elenco secondo le necessità (vedi Paragrafo 4.10.2).

L'elenco dei timer indica per ogni singolo timer lo stato operativo e, nel caso in cui un timer sia stato attivato, il tempo restante dell'intervallo impostato.

Tutti i timer vengono avviati manualmente.

Non appena è stato attivato un timer, sul display viene visualizzato in tutti gli stati operativi il simbolo del timer.

Non appena un timer viene avviato, questo passa allo stato *Attivo*.

Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, lo stato del timer passa da *Attivo* a *Scaduto* e si attiva un segnale acustico.

Se il timer è nello stato operativo *Scaduto*, il segnale acustico continua finché il timer non viene fermato manualmente.

Dopo essere stato arrestato, il timer passa allo stato operativo *Inattivo* e il segnale acustico si spegne.

4.10.1 Timer definiti dall'utente (*User defined timer*)

Per digitare manualmente gli intervalli di tempo, utilizzare la funzione *User defined timer*.

<TIMER>

Timer		16.01.17 9:52
Descrizione	Tempo	Stato
User defined timer	00:15:00	Inattiv
- 1	00:15:00	Inattiv

Start Interrompi Elabora Aggiungi

Il menu *Timer* è aperto.

- 1 Evidenziare il timer *User defined timer*.
- 2 Se necessario, modificare il nome e il tempo del timer con *[Elabora]*.
- 3 Avviare il timer evidenziato con *[Start]*.

Lo stato del timer è *Attivo*.

Quando l'intervallo di tempo impostato è trascorso, si attiva un segnale acustico e lo stato passa a *Scaduto*.

- 4 Arrestare il timer evidenziato con *[Interrompi]*.

Lo stato del timer passa a *Inattivo*. Il segnale acustico è disattivato.

4.10.2 Timer per le analisi


Spesso devono essere rispettati dei tempi di reazione fra le singole fasi di misurazione di un metodo. I tempi di reazione sono definiti nelle relative procedure d'analisi.

Per tutti i tempi di reazione prescritti, nell'apparecchio sono impostati timer per le analisi con il rispettivo intervallo di tempo. Nel nome del timer per le analisi è specificato il nome del rispettivo metodo e un numero corrente per poter distinguere i diversi timer all'interno di uno stesso metodo.

Il timer per le analisi di un metodo deve essere prima caricato nell'elenco dei timer per poterlo utilizzare.

Selezionare prima il metodo desiderato e aggiungere poi all'elenco dei timer i timer per le analisi ancora disponibili, in modo che in caso di bisogno possa essere subito utilizzato.

Nell'elenco dei timer sono sempre elencati il timer libero e i timer selezionati per le analisi.

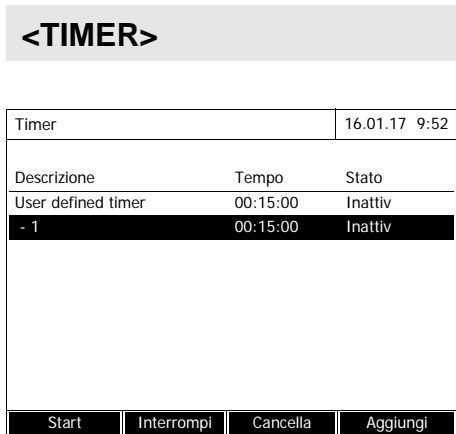

1 Selezionare il metodo desiderato nella modalità operativa *Concentrazione* .

Selezione manuale del metodo (vedi Paragrafo 4.5.5).

2 Aprire il menu timer.

Il menu *Timer* è aperto.

3 Se necessario, aggiungere all'elenco un nuovo timer per le analisi con *[Aggiungi]*.

Avviso:

Sul display viene visualizzato il tasto funzione *[Aggiungi]* solo se è stato selezionato un metodo per il quale sono programmati i timer per le analisi e questi non sono tuttavia ancora visualizzati nell'elenco dei timer.

4 Evidenziare un timer per le analisi.

5 Se necessario, con *[Cancella]* cancellare nuovamente dall'elenco il timer per le analisi.

6 Con *[Start]* avviare il timer evidenziato.

Lo stato del timer è *Attivo*. Quando l'intervallo di tempo impostato è trascorso, si attiva un segnale acustico e lo stato passa a *Scaduto*.

7 Con *[Interrompi]* arrestare il timer evidenziato.

Lo stato del timer passa a *Inattivo*. Il segnale acustico è disattivato.

4.11 Memoria

4.11.1 Panoramica

Dati di misura	Salvataggio, memorizzazione, esportazione
<p><i>Concentrazione, Assorbanza/Trasmittanza % Speciale /Lunghezza d'onda multipla</i></p>	<p>I set di dati di queste modalità di misura vengono salvati con <STORE> o <i>AutoStore</i> dapprima nella memoria dei dati di misurazione del fotometro (5000 posizioni di memoria).</p> <p>La memoria dei dati di misurazione è accessibile dal menu <i>Memoria dati di misura</i>. Qui è possibile visualizzare i set di dati salvati, filtrarli ed esportarli in un file leggibile dal computer (*.csv) (<STORE>).</p> <p>I file csv di queste modalità di misura non possono più essere letti nel fotometro.</p> <p>I set di dati di queste modalità di misura possono essere salvati anche in un file pdf (vedi Paragrafo 4.11.11).</p>
<p><i>Spettro Cinetica</i></p>	<p>I dati di misura di queste modalità possono essere salvati e direttamente esportati in un file (*.csv) leggibile al computer con <STORE>.</p> <p>I file csv di queste modalità di misura possono essere nuovamente letti e visualizzati nel fotometro.</p> <p>I dati di misurazione di queste modalità di misura possono essere salvati anche in un file pdf (vedi Paragrafo 4.11.11).</p>
<p>Protocolli DeviceCheck</p>	<p>I dati di misura di questi modi possono essere salvati e direttamente esportati in un formato (*.csv) leggibile al computer con <STORE>.</p> <p>I file csv dei protocolli non possono più essere letti nel fotometro.</p> <p>I dati di misurazione di queste modalità di misura possono essere salvati anche in un file pdf (vedi Paragrafo 4.11.11).</p>
<p>Metodi/profilo propri</p>	<p>I dati di metodi e profili vengono salvati ed esportati con la funzione <i>Sostituire metodo/profilo</i> nel menu <HOME>/Setup generale.</p>

Come posizione di salvataggio per file leggibili da PC (*.csv, *.pdf) è possibile

ad ogni esportazione selezionare il fotometro (*Foglio interno DataB*) oppure una memoria esterna (*memoria USB*). Su una memoria esterna i dati vengono salvati nella directory "DataB XD 7....".

I file salvati nel fotometro (*Foglio interno DataB*) possono in un secondo momento essere trasferiti su un PC collegato oppure su una memoria esterna (*memoria USB*).

4.11.2 Informazioni relative all'utilizzo di supporti di memoria USB

La sicurezza dei dati salvati sui supporti di memoria USB dipende soprattutto dalla qualità della memoria utilizzata e dal trasferimento dei dati.

Si verifica una perdita parziale o addirittura totale dei dati ad es. quando:

- durante la fase di trasferimento dei dati si interrompe l'alimentazione di corrente della memoria esterna
- durante il salvataggio dei dati la memoria esterna viene scollegata dal fotometro prima che l'operazione di salvataggio sia terminata.

Per evitare la perdita dei dati si consiglia di:

- salvare dapprima tutti i dati nella memoria interna del fotometro;
- non staccare subito il supporto di memoria USB al termine del salvataggio, bensì di lasciarla ancora collegato al fotometro per alcuni minuti;
- controllare, ad esempio al computer, se i dati sono stati tutti trasferiti;
- utilizzare il supporto di memoria USB solo per il trasferimento dei dati e non come mezzo di backup permanente dei dati.

4.11.3 Set di dati

Elementi di un set di dati

Un set di dati completo è composto da:

- numero corrente (assegnato automaticamente dal fotometro)
- data/ora
- identificativo (ad es. ID o "AutoStore")
- nome dell'utente
- parametri di misura, ad es. numero del metodo, diluizione, lunghezza d'onda (a seconda della modalità di misurazione)
- valore misurato con unità di misura ed eventuale formula di citazione

Operazioni con i set di dati

I set di dati possono essere

- salvati (vedi Paragrafo 4.11.4)
- visualizzati e stampati (vedi Paragrafo 4.11.6)
- filtrati, cioè selezionati o mascherati in base a criteri ben precisi (vedi


Paragrafo 4.11.7 e Paragrafo 4.11.8)

- cancellati (vedi Paragrafo 4.11.9).

Quando la memoria è piena

È possibile cancellare set di dati (vedi Paragrafo 4.11.9) oppure sovrascrivere il set di dati più vecchio al successivo salvataggio. Prima di sovrascrivere un set di dati, per sicurezza viene visualizzata una domanda di conferma. Per la protezione dei dati di misurazione è possibile trasferire i set di dati dalla memoria dei dati di misurazione nella cartella interna DataB oppure su un supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A e da qui archivarli (vedi Paragrafo 4.12.3).

4.11.4 Salvataggio manuale dei set di dati

Dopo ogni misurazione, i dati di misura possono essere salvati manualmente con il tasto **<STORE>**. In tal caso i dati vengono archiviati nella memoria dati di misura. Il simbolo di salvataggio  nella prima riga segnala che i dati visualizzati sullo schermo sono pronti per il salvataggio. Inoltre, nelle modalità di misurazione *Concentrazione*, *Assorbanza/Trasmittanza %* e *Speciale / Lunghezza d'onda multipla* è possibile salvare automaticamente tutti i valori di misura nuovi al momento della misurazione (*AutoStore*, vedi Paragrafo 4.11.5).

Salvataggio con identificativo (ID)

In caso di salvataggio manuale, dopo aver premuto il tasto **<STORE>** viene visualizzato un campo di immissione per l'identificativo (ID). Qui è possibile immettere una combinazione di caratteri alfanumerici selezionata autonomamente per agevolare la successiva identificazione dei set di dati. Sono a disposizione 30 posti.

I seguenti dati di misurazione vengono salvati automaticamente (vedi Paragrafo 4.11.5) o manualmente (mediante il tasto **<STORE>**, vedi Paragrafo 4.11.4) dapprima nella memoria dei dati di misurazione:

- Concentrazione
- Lunghezza d'onda multipla
- Assorbanza/Trasmittanza %


I dati salvati nella memoria dati di misura possono essere esportati in base ai criteri di filtro in un formato *.csv leggibile per il PC.

Durante l'operazione di salvataggio, il fotometro propone automaticamente un nome univoco per il file.

**Esempio:
Salvataggio di dati
dalla memoria dei
dati di misurazione**

```

<HOME>
Concentrazione,
Assorbanza/Trasmittanza %,
Speciale / Lunghezza d'onda
multipla
├─ [Setup]
├─ Memoria dati di misura
    
```

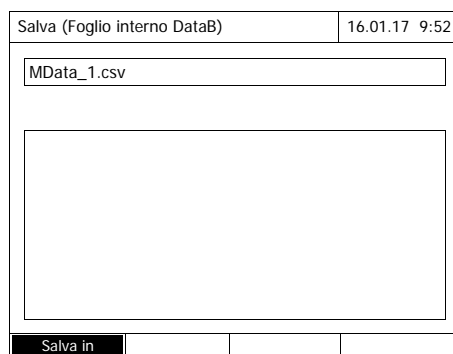

- 1 Se necessario, con [Setup] impostare i criteri di filtro.
- 2 Con <STORE> aprire la finestra dialogo di salvataggio.
Il fotometro propone automaticamente la posizione di salvataggio *Foglio interno DataB* e un nome per il file.
- 3 Se necessario, con [Salva in] modificare la posizione di salvataggio (*memoria USB*).
- 4 Se necessario, modificare il nome del file proposto.
- 5 Salvare i dati di misura con <START-ENTER>.

I dati sono salvati.
Se come posizione di salvataggio è stato selezionato il fotometro (*Foglio interno DataB*), in un secondo passaggio è possibile copiare i dati su un supporto di memoria USB (vedi Paragrafo 4.12.1).

4.11.5 Salvataggio automatico di set di dati

Per le modalità di misurazione *Concentrazione, Assorbanza/Trasmittanza % e Speciale / Lunghezza d'onda multipla* è possibile documentare automaticamente ogni valore di misura (*AutoStore*). Nello stato di consegna la funzione *AutoStore* è attiva.

Tutti i set di dati salvati automaticamente ricevono l'identificativo "AutoStore". L'identificativo "AutoStore" viene sovrascritto con il successivo salvataggio manuale dello stesso set di dati (<STORE>).

Un set di dati apparirà così sempre solo una volta nella memoria dati di

misura.

Attivazione / disattivazione dell'*AutoStore*

La funzione *AutoStore* può essere attivata o disattivata come segue:

```
<HOME>
Concentrazione,
Assorbanza/Trasmittanza %,
Speciale / Lunghezza d'onda
multipla
├─ [Setup]
│   └─ Memoria dati di misura
│       └─ Setup
```

Le funzioni disponibili vengono visualizzate.

- 1** Selezionare *AutoStore* e confermare.
La funzione *AutoStore* è attiva (✓) o disattivata (nessun segno di spunta).
- 2** Se lo si desidera, con la voce del menu *AutoStoreID* assegnare un identificativo (ID) ai valori di misura salvati automaticamente.
- 3** Se la voce del menu *AutoStoreIncrementa ID* viene selezionata (✓), l'identificativo (ID) dei valori di misura salvati automaticamente ottiene un numero corrente.



L'impostazione *AutoStore* agisce sulle modalità di misurazione *Concentrazione*, *Assorbanza/Trasmittanza %* e *Speciale / Lunghezza d'onda multipla*.

4.11.6 Visualizzazione della memoria dei dati di misura

A seconda della situazione, esistono le seguenti possibilità per richiamare la memoria dei dati di misura:

Dal menu principale

<HOME>
 [Setup],
 └ Memoria dati di misura

Da una modalità di misurazione

Concentrazione,
 Assorbanza/Trasmittanza %,
 Speciale / Lunghezza d'onda
 multipla
 └ [Setup]
 └ Memoria dati di misura

Ciascuna di queste possibilità mostra il contenuto della memoria dei dati di misura come elenco nel modo seguente:

Memoria dati di misura				16.01.17 9:52	
15.01.17	14:00	3,50 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:05	3,64 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:10	3,69 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:15	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:20	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:25	3,75 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:30	3,73 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:35	3,80 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
15.01.17	14:40	3,78 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore	
Filtro ?					
Occupazione di memoria: xx/					
Setup		Val. singolo		Cancella	

Se l'elenco dei set di dati è più lungo di quello visualizzato, appaiono le frecce ▲ e ▼.

Filtro ✓ segnala che sono state attivate le impostazioni di filtro. In tal caso vengono visualizzati solo i set di dati che corrispondono ai criteri di filtro selezionato (vedi Paragrafo 4.11.7).

Opzioni

I set di dati possono essere:

- visualizzati in forma breve come elenco o in forma dettagliata come valore singolo ([Lista] <-> [Val. singolo])
- filtrati (vedi Paragrafo 4.11.7 e Paragrafo 4.11.8)
- cancellati (vedi Paragrafo 4.11.9)
- con **<STORE>** è possibile salvare l'intero elenco visualizzato come file csv nella cartella interna DataB oppure su un supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A. Le impostazioni di filtro sono applicate anche per il salvataggio. Il nome del file può essere scelto liberamente. Ciò consente ad esempio di salvare e archiviare sistematicamente i dati di misura di un periodo ben definito in un file appositamente creato.
- Stampare l'intero elenco visualizzato con **<PRINT>**. Le impostazioni di filtro sono applicate anche per la stampa.

4.11.7 Configurazione dei filtri per i set di dati

Le funzioni per visualizzare, cancellare e scaricare i set di dati salvati si riferiscono a tutti i set di dati salvati che corrispondono ai criteri di filtro impostati.

Criteri di filtro È possibile impostare i seguenti criteri di filtro:

- *Modo* (grandezza di misura)
- *Utente*
- *ID* (identificativo)
- *Data* (data da ... a ...)
- *Metodo* (per le grandezze di misura *Concentrazione* e *Lunghezza d'onda multipla*)

<HOME>

*Concentrazione,
Assorbanza/Trasmittanza %,
Speciale / Lunghezza d'onda
multipla*

| [Setup]
| | Memoria dati di misura
| | | Setup
| | | | Filtro

Filtro

| *Modo (Concentrazione,
ecc.)*
| *Utente (<A...9>)*
| *ID (<A...9>)*
| *Data (da ... a ...)*
| *Metodo*

Sul display viene visualizzato il menu con impostazioni di filtro.

- 1 Impostare i criteri di filtro.
- 2 Se necessario, con *[Reset selezione]* disattivare i criteri di filtro selezionati.
- 3 Confermare il filtro selezionato con *[Applica]*.

L'elenco *Memoria dati di misura* viene visualizzato.

Sul display vengono inoltre visualizzate le seguenti informazioni:

- Occupazione attuale della memoria
- Criteri di filtro attivi (*Filtro* ✓)

Memoria dati di misura				16.01.17 9:52
15.01.17	14:00	3,50 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:05	3,64 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:10	3,69 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:15	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:20	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:25	3,75 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:30	3,73 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:35	3,80 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17	14:40	3,78 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
Filtro ?				
Occupazione di memoria: xx/				
Setup	Val. singolo	Cancella		



In alternativa, con la funzione *Valori selezionati: invertire la selezione* è possibile nascondere i set di dati che corrispondono ai criteri di filtro impostati (vedi Paragrafo 4.11.8).

4.11.8 Inversione del filtro

Con la funzione *Valori selezionati: invertire la selezione* è possibile nascondere tutti i set di dati che corrispondono ai criteri di filtro impostati (vedi Paragrafo 4.11.7).



Questa funzione può essere utilizzata ad es. per selezionare i set di dati non più necessari e poi cancellarli.


```
<HOME>
Concentrazione,
Assorbanza/Trasmittanza %,
Speciale / Lunghezza d'onda
multipla
├─ [Setup]
│   └─ Memoria dati di misura
│       └─ Setup
│           └─ Valori selezionati:
│               invertire la selezione
```

Memoria dati di misura			16.01.17 9:52
15.01.17 14:00	3,50 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:05	3,64 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:10	3,69 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:15	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:20	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:25	3,75 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:30	3,73 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:35	3,80 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:40	3,78 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
Filtro ?			
Occupazione di memoria: xx/			
Setup	Val. singolo	Cancella	

L'elenco *Memoria dati di misura* viene visualizzato. Tutti i set di dati che corrispondono ai criteri di filtro sono nascosti.

4.11.9 Cancellazione di set di dati

I set di dati che non servono più possono essere cancellati uno ad uno o tutti insieme.

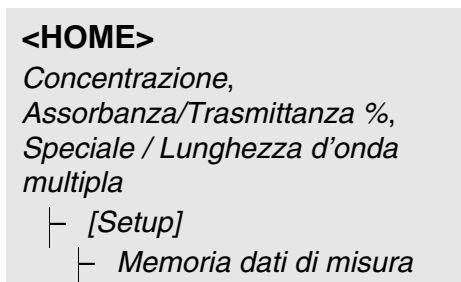

Memoria dati di misura			16.01.17 9:52
15.01.17 14:00	3,50 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:05	3,64 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:10	3,69 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:15	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:20	3,72 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:25	3,75 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:30	3,73 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:35	3,80 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore
15.01.17 14:40	3,78 mg/l Ni	Amministrato	AutoStore

Filtro ?
Occupazione di memoria: xx/

Setup	Val. singolo	Cancella
-------	--------------	----------

L'elenco *Memoria dati di misura* viene visualizzato.

Le ultime impostazioni di filtro utilizzate sono attive.

Funzioni di cancellazione

Per la cancellazione sono disponibili le seguenti funzioni.

- Cancellazione di un singolo set di dati
 - 1 Evidenziare un set di dati.
 - 2 Con *[Cancella]* cancellare il set di dati evidenziato.

- Cancellazione di tutti i set di dati dell'elenco visualizzato
 - 1 Aprire il menu d'impostazione con *[Setup]*.
 - 2 Selezionare *Cancella la memoria (solo i valori selezionati)* e confermare.

Tutti i set di dati che corrispondono ai criteri di filtro attuali vengono cancellati.

oppure

Selezionare *Cancella la memoria (tutti i valori)* e confermare.

Tutti i set di dati vengono cancellati.

- Cancellazione di tutti i set di dati

4.11.10 Salvataggio di registrazioni cinetiche, spettri e file Device-Checkc

Al termine delle seguenti misurazioni si apre la finestra di dialogo *Salva* e chiede di salvare i dati in un file *.csv:

- *Cinetica*
- *Spettro*
- *MatrixCheck*/controllo dell'effetto matrice

Se non si verifica alcun salvataggio nel formato *.csv, alla chiusura della modalità di misurazione i dati di misurazione vanno persi.



Durante la registrazione cinetica, la misurazione corrente viene sempre salvata per sicurezza in un file "KineticsBackup.csv".

4.11.11 Salvataggio dei dati in un file pdf

Tutti i dati che possono essere stampati (simbolo della stampante sul display) possono anche essere salvati in un file pdf. Il file pdf contiene i dati che vengono stampati anche su una stampante USB. Le registrazioni cinetiche e gli spettri vengono salvati in forma di grafico nel file pdf.

Il salvataggio come file pdf avviene come la stampa con il tasto **<PRINT>**. Il requisito è che nel menu **<HOME>/Setup generale/Trasmissione dati/stampante/Stampante** come stampante sia impostata la stampa pdf.

Immettere quindi un nome del file e selezionare la posizione di salvataggio (cartella interna DataB o memoria USB).

4.12 Salvataggio/esportazione dei file


I file contenenti dati di misurazione possono essere copiati su supporti esterni, ad es. per salvarli o elaborarli al di fuori del fotometro.



Leggere attentamente le informazioni riguardanti l'utilizzo di supporti di memoria USB (vedi Paragrafo 4.11.2).

4.12.1 Copia di tutti i file con i dati di misura su una memoria USB

Anche quando al fotometro non è collegato direttamente un PC, è tuttavia possibile trasferire con grande facilità tutti i file con dati di misura dal fotometro (*Foglio interno DataB*) su un supporto di memoria USB collegato.

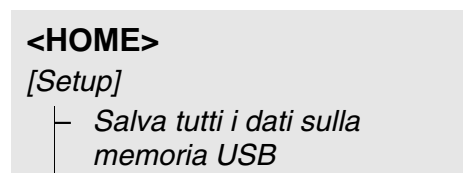

Al termine dell'operazione di salvataggio dei dati, viene visualizzato un messaggio.

- 1 Confermare il messaggio con **<STORE>**.

Tutti i file con dati di misura presenti sul fotometro (*Foglio interno DataB*) sono stati trasferiti sulla memoria USB.

Nella memoria USB è impostata la stessa struttura delle cartelle come nel fotometro. I singoli file con dati di misura si trovano all'interno di sottocartelle, divisi per tipo di dati di misura:

Name	Änderungsdatum	Typ
CurrentMeasureDataStorage	01.02.2018 16:22	Dateiordner
Kinetics	01.02.2018 16:27	Dateiordner
MeasuredDataStorage	01.02.2018 16:23	Dateiordner
Spectrum	01.02.2018 16:21	Dateiordner

4.12.2 Copia di metodi/profilo propri su una memoria USB

```
<HOME>
[Setup]
  └─ Sostituire metodo/profilo /
     Salva su memoria USB
```

Viene visualizzato un elenco con tutti i metodi e profili propri, disponibili nel fotometro. Tutti i metodi e i profili sono contrassegnati mediante un segno di spunta. Tutti i metodi/profilo con un segno di spunta vengono salvati.

- 1 Se necessario, con **<▲><▼>** selezionare singoli metodi/profilo e con **<START-ENTER>** eliminare il segno di spunta.

Questi metodi/profilo non vengono salvati.

- 2 Con *[Salva]* avviare il salvataggio. Quando tutti i dati sono stati salvati, viene visualizzato un messaggio.

- 3 Confermare il messaggio con **<START-ENTER>**.

Il salvataggio è concluso. I dati sono salvati sulla memoria USB nella cartella *Exchange_Method_Profile*. I singoli file con metodi/profilo si trovano all'interno di sottocartelle.

I file già esistenti con lo stesso nome vengono sovrascritti senza alcuna domanda di conferma.

4.12.3 Copia di file su un altro PC

I seguenti dati possono essere copiati dal fotometro su un PC:

- Dati di misura
- Spettri
- Registrazioni cinetiche
- Protocolli DeviceCheck
- Metodi propri
- Profili

I dati di misura possono essere copiati su un PC dopo averli salvati nel formato *.csv o *.pdf. I dati di misura nel formato csv possono essere letti e ulteriormente elaborati direttamente in programmi di calcolo tabellare come ad es. Microsoft[®] Excel[®].



A seconda della versione del rispettivo Paese, alcuni programmi di calcolo tabellare richiedono per i valori numerici un determinato separatore decimale per un'importazione senza errori (virgola o punto). Il separatore decimale può essere selezionato nel seguente menu:

<HOME> -> *Setup generale* -> *Trasmissione dati/stampante* -> *Segno di separazione per i file csv.*



I file con dati di misura possono essere copiati sul disco rigido del PC nei seguenti modi:

- mediante l'impiego di una memoria USB come memoria intermedia (vedi Paragrafo e Paragrafo 4.12.1). Successivamente è possibile collegare la memoria USB ad un PC e leggerla qui.
- tramite Ethernet (vedi Paragrafo 4.12.4 ACCESSO A FILE DEL FOTOMETRO TRAMITE ETHERNET)

4.12.4 Accesso a file del fotometro tramite Ethernet

Il fotometro può essere collegato anche direttamente ad una rete Ethernet mediante un cavo adatto.

Impostazioni Ethernet

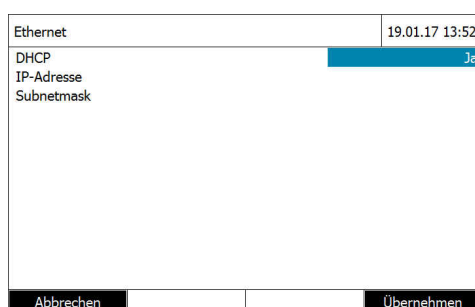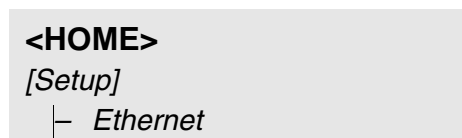

Effettuare le impostazioni per Ethernet:

Con indirizzo IP dinamico (caso più frequente):

- 1 Per DHCP impostare *Sì*.
- 2 Con *[Applicare]* confermare l'impostazione effettuata.
- 3 Inserire il cavo per la connessione Ethernet nel fotometro e nella presa di rete.
- 4 Attendere un momento, quindi aprire le impostazioni Ethernet e verificare se è stato assegnato un indirizzo IP.

Con indirizzo IP fisso (caso raro):


- 1 Per DHCP impostare *No*.
- 2 Immettere l'indirizzo IP e la maschera di sottorete.
- 3 Inserire il cavo per la connessione Ethernet nel fotometro e nella presa di rete.



In caso di domande sulla creazione della connessione Ethernet, rivolgersi al proprio amministratore di sistema.

Accesso tramite FTP

Tramite FTP è ora possibile accedere al fotometro (accesso di sola lettura). Ad es. è possibile copiare file salvati sul fotometro su un PC.

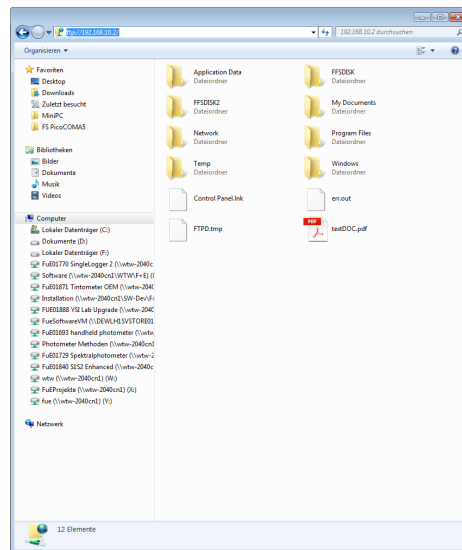

In Windows Explorer sul PC immettere ftp://IP-address. Vengono visualizzate le cartelle salvate nel fotometro.

La cartella FFSDISK contiene i dati del fotometro rilevanti nelle seguenti sottocartelle:

FFSDISK\DataB:

valori di misura generali, cinetica, spettri, protocolli.

FFSDISK\UserMethods:

metodi definiti dall'utente (Concentrazione)

FFSDISK\MWLMETHODS :

metodi speciali / a lunghezze d'onda multiple

FFSDISK\KineticProfiles:

profili cinetici

4.13 Importazione di file

Su uno spettrofotometro XD 7x00 è possibile importare dati, che sono stati creati sullo stesso o su un altro spettrofotometro XD 7x00, nonché salvati su una memoria USB o su un PC.

È possibile importare i seguenti dati:

- Spettri
- Registrazioni cinetiche
- Metodi propri
- Profili

4.13.1 Importazione di spettri o registrazioni cinetiche da una memoria USB

Per importare spettri e registrazioni cinetiche sul fotometro, aprire uno spettro salvato esternamente o una registrazione cinetica tramite la funzione Apri nel fotometro.

4.13.2 Importazione di metodi/profili da una memoria USB



Durante l'importazione di metodi, verificare che il proprio fotometro supporti le lunghezze d'onda del metodo importato.

<HOME>

[Setup]

— Sostituire metodo/profilo /
Importa da memoria USB

Viene visualizzato un elenco con tutti i metodi e profili propri, che sono salvati nella memoria USB nella directory Exchange all'interno di sottocartelle dedicate.

Tutti i metodi e i profili sono contrassegnati mediante un segno di spunta. Tutti i metodi/profili con un segno di spunta vengono importati.

- 1 Se necessario, con **<▲><▼>** selezionare singoli metodi/profilo e con **<START-ENTER>** eliminare il segno di spunta.

Questi metodi/profilo sono esclusi dall'importazione.

- 2 Con *[importa]* avviare l'importazione.

Prima di sovrascrivere dati sul fotometro, viene visualizzata una domanda di sicurezza.

Una volta che tutti i dati sono stati importati, viene visualizzato un messaggio.

- 3 Confermare il messaggio con **<START-ENTER>**.

L'importazione è terminata. I metodi/profilo importati sono disponibili sull'apparecchio.

4.14 Stampa di dati (USB)

4.14.1 Stampante e programma terminale


Stampanti utilizzabili

La stampa di dati è possibile mediante stampanti standard (a inchiostro o laser) collegate alla porta USB-A. Sono adatte le seguenti stampanti PCL compatibili:

- PCL 3, PCL 3 Enhanced
- PCL 5, PCL 5c, PCL 5e
- PCL 6 Standard

Non sono adatte le stampanti che utilizzano i seguenti linguaggi:

- PCL 3 GUI, PCL 6 Enhanced, PCL XL

Il simbolo della stampante  indica che i contenuti visualizzati sullo schermo possono essere stampati. Per la stampa, premere **<PRINT>**.

File pdf

In alternativa è possibile visualizzare i dati di stampa anche in un file pdf.



Nelle seguenti sezioni il termine "stampa" designa:

- la stampa tramite una stampante USB
- la riproduzione in un file pdf.

4.14.2 Impostazioni per la trasmissione dei dati

Per la trasmissione dei dati alla stampante o a un PC, è possibile effettuare delle impostazioni.

Separatore decimale per file CSV

Per la riproduzione di file CSV è possibile scegliere tra il separatore decimale virgola e punto. L'impostazione viene effettuata nel seguente menu:

<HOME> -> *Setup generale* -> *Trasmissione dati/stampante* -> *Segno di separazione per i file csv* -> *Virgola (12,34)* o *Punto (12.34)*.

Versione breve o lunga

Per la stampa dei set di dati potete scegliere tra la versione lunga o quella breve; le informazioni in esse contenute sono diverse. L'impostazione viene effettuata nel seguente menu:

<HOME> -> *Setup generale* -> *Trasmissione dati/stampante* -> *Formato dei dati (stampante)* -> *Formato breve* o *Formato esteso*.

Stampante

Qui si imposta con quale funzione è occupato il tasto **<PRINT>**:

- Riproduzione su una stampante USB
- Riproduzione come file pdf

L'impostazione viene effettuata nel seguente menu:

<HOME> -> *Setup generale* -> *Trasmissione dati/stampante* -> *Stampante* -> *Stampante USB* o *Salvare il file PDF*.

4.14.3 Stampa di set di dati

Questa sezione descrive la stampa di set di dati delle modalità di misurazione *Concentrazione*, *Assorbanza/Trasmittanza %*, e *Speciale / Lunghezza d'onda multipla*.

Di seguito vengono descritte le informazioni stampate sulla base di stampe esemplificative:

**Modalità
Concentrazione e
Speciale / Lun-
ghezza d'onda mul-
tipla**

21	05.06.07	14:05:41	844 mg/l	CSB	Afflusso
Amministratore 0.005 02.06.07 11:02:13 2 PCheck: 9 MCheck: 14					

Impostazione delle righe da sinistra a destra:

Riga 1:

*[N. corrente] [Data] [Ora] [Nome metodo] [Valore di misura] [Unità]
[Formula di citazione] [Diluizione] [ID o "AutoStore"]*

Riga 2 (solo nella versione lunga):

*[Utente] [Valore bianco dei reagenti] [Data della misurazione del valore bianco]
[Ora della misurazione del valore bianco] [ID lotto della misurazione del valore bianco]
[Timbro PCheck:] [N. protocollo PCheck:] [Timbro MCheck:] [N. protocollo MCheck:]*



Elementi opzionali (ad es. diluizione o ID) sono visualizzati solo se effettivamente utilizzati per la misurazione o per il salvataggio.

**Modalità
Assorbanza/Tras-
smittanza %**

14	05.06.07	11:25:01	445 nm	0,609	Assorbanza	AutoStore
Amministratore 0.133 02.06.07 09:59:01 PCheck: 9						

Impostazione delle righe da sinistra a destra:

Riga 1:

*[N. corrente] [Data] [Ora] [Lunghezza d'onda] [Valore di misura]
[Modalità "Assorbanza" oppure "Trasmittanza"] [ID o "AutoStore"]*

Riga 2 (solo nella versione lunga):

[Utente] [Valore dell'assorbanza di riferimento] [Data della misurazione di riferimento] [Ora della misurazione di riferimento] [Timbro PCheck:] [N. protocollo PCheck:]



Elementi opzionali (ad es. ID o assorbanza di riferimento) sono visualizzati solo se effettivamente utilizzati per la misurazione o per il salvataggio.

4.14.4 Stampa di spettri o registrazioni Cinetica



Quando si riproduce uno spettro o una registrazione cinetica tramite una stampante USB o in un file pdf, la riproduzione grafica attuale viene visualizzata sul display.

4.15 Garanzia della qualità dei risultati (DeviceCheck)

4.15.1 Generalità

Obiettivo della garanzia analitica della qualità (DeviceCheck) è assicurare un risultato di misura corretto e preciso.



Le impostazioni per controlli DeviceCheck sono disponibili solo per utenti del gruppo Amministratore. Il controllo DeviceCheck può essere eseguito da ogni utente registrato (vedi anche Paragrafo 4.16.1).

Le misure di garanzia della qualità possono basarsi su due settori eseguibili in modo indipendente fra loro:

- PCheck: Controllo del fotometro
- MCheck: Controllo del fotometro e del metodo.
Questo controllo comprende il fotometro, il test impiegato, gli accessori e la modalità di lavoro dell'utente.

Il controllo comprende una procedura di controllo, che deve essere ripetuta con successo entro un determinato periodo di tempo (intervallo) dall'utente.



Nello stato di consegna, questo controllo è attivato.

DeviceCheck nella documentazione dei valori di misura

Tutti i valori di misura che vengono misurati dopo un controllo superato entro l'intervallo DeviceCheck, contengono nella documentazione come suffisso anche il *ID del protocollo*, tramite il quale deve essere identificato il relativo protocollo di controllo DeviceCheck. Tutti i valori di misura che vengono misurati al di fuori dell'intervallo MCheck, contengono nella documentazione come suffisso la voce "scaduto".

4.15.2 Controllo del fotometro (PCheck)

Per il controllo del fotometro è necessario almeno un set di standard di controllo, ad es. il Verification Standard Kit oppure un set di standard secondari con certificato di controllo o altri strumenti di prova disponibili in commercio (ad es. filtri).

L'amministratore stabilisce gli standard di controllo necessari per assolvere ai requisiti minimi del controllo PCheck .

Il monitoraggio può essere esteso aggiungendo ulteriori standard di controllo.



Le impostazioni per controlli DeviceCheck sono disponibili solo per utenti del gruppo Amministratore. Il controllo DeviceCheck può essere eseguito da ogni utente registrato (vedi anche Paragrafo 4.16.1).



Controllare la data di scadenza degli standard di controllo. È necessario controllare i valori nel fotometro ogni volta che si utilizza una nuova confezione di standard di controllo. Se necessario, correggere i valori nel fotometro.

Breve descrizione per il monitoraggio del fotometro

Il monitoraggio del fotometro (PCheck) comprende le seguenti attività:

- Effettuare le impostazioni nel menu PCheck.
 - Attivazione di PCheck
 - Determinazione dell'PCheck-Intervallo
 - Attivazione/disattivazione del blocco apparecchio in caso di Controllo PCheck mancante o scaduto
 - Determinazione dell'entità del monitoraggio PCheck mediante attivazione o disattivazione dei singoli standard di controllo
 - Digitare i valori teorici, le tolleranze e i codici ID lotto per i singoli standard di controllo
- Eseguire il Controllo PCheck. Il fotometro confronta i risultati con i valori teorici tenendo conto delle tolleranze.


Qui di seguito sono descritte dettagliatamente tutte le fasi d'impostazione.

Attivazione di PCheck

Il monitoraggio PCheck viene attivato nel menu *Modo*:

```

<HOME>
DeviceCheck
├─ Impostazioni PCheck
└─ Modo
  
```

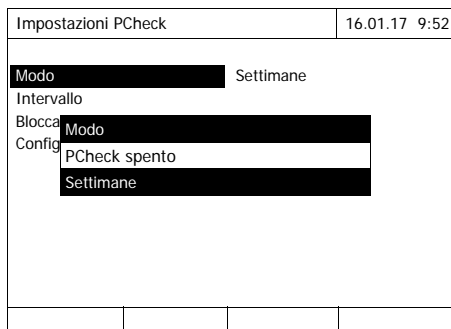



Selezionare *Settimane* e confermare.

PCheck è attivato. L'impostazione *Intervallo* mostra come unità dell'intervallo *Settimane*.

Determinazione dell'PCheck-Intervallo

L' PCheck-Intervallo indica la distanza fra due controlli PCheck. Trascorso un intervallo, entrano in vigore le seguenti conseguenze:

- Avviso di pericolo e perdita della siglatura PCheck
- Blocco del fotometro per tutte le misurazioni (immediatamente attivato).

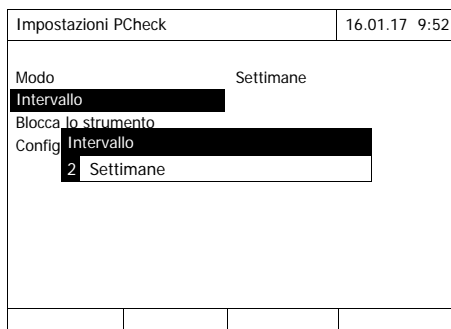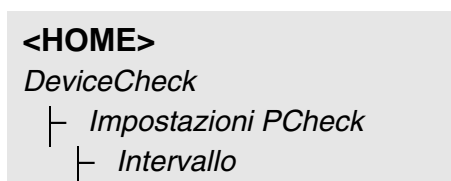



1 Immettere un valore numerico (da 2 a 52 settimane) (<0...9>) e confermare

L'*Intervallo* per il controllo PCheck è attivo.

Impostazione del blocco del fotometro

Qui è possibile stabilire se il fotometro debba essere bloccato per tutte le misurazioni, se non sussiste alcun controllo PCheck valido oppure se l'intervallo per il controllo PCheck è scaduto.


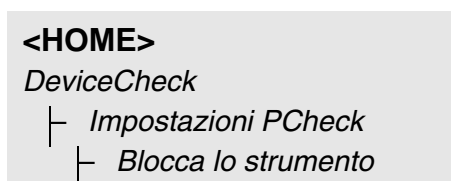


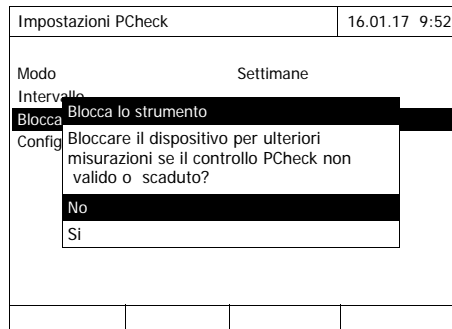

1 Selezionare *Si* e confermare.

Il fotometro viene bloccato in caso di controllo PCheck non valido oppure di intervallo PCheck scaduto per tutte le misurazioni.

Configurazione dei test ...

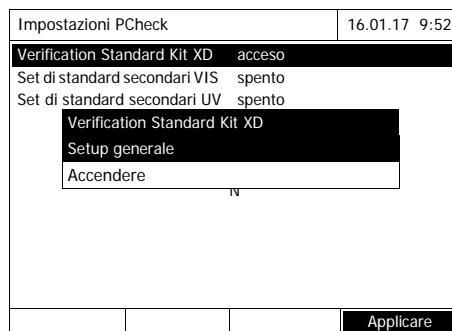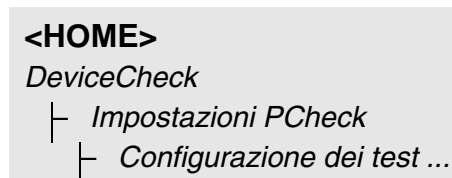

Tutti gli standard di controllo o i set di standard di controllo configurati sono elencati.

- 1 Selezionare e confermare uno standard di controllo o un set di controllo.
- 2 Con *Accendere* o *Spegnere* adattare l'entità del monitoraggio e confermare.
- 3 Riconfermare il set di standard di controllo.
- 4 Passare alla modifica dei valori teorici e delle tolleranze con *Setup*.

Verification Standard Kit XD		16.01.17 9:52	
Numero di		SOA1	
Data di scadenza		16.04.2019	
	Val. teorico	Tolleranza	
430 L	0.205	± 0.020	
430 LM	0.402	± 0.030	
430 m	0.798	± 0.040	
430 H	1.610	± 0.060	
530 L	0.201	± 0.020	
530 LM	0.397	± 0.030	
530 m	0.808	± 0.040	
530 H	1.591	± 0.060	




Esempio *Verification-Standard-Kit XD*:

- 5 Con **<▲><▼>** e **<◀><▶>** selezionare i dati *Numero di lotto*, *Val. teorico* o *Tolleranza* e aprire con **<START-ENTER>** per l'elaborazione.
- 6 Immettere il valore desiderato (**<0...9>**) e confermare
- 7 Confermare tutti i valori con [*Applicare*].

Esecuzione del Controllo PCheck (esempio con Verification Standard Kit XD)

Il Controllo PCheck comprende il controllo con tutti gli standard di controllo che sono stati attivati nel menu *Menu DeviceCheck / Impostazioni PCheck / Configurazione dei test ...* per PCheck (vedi Pagina 137).

Inizialmente viene eseguito un test del codice a barre con le due cuvette di controllo BCT1 e BCT2 del Verification Standard Kit XD. Quindi viene effettuato il test del lettore del codice a barre esterno con un codice a barre di prova (compreso nel Verification Standard Kit XD).

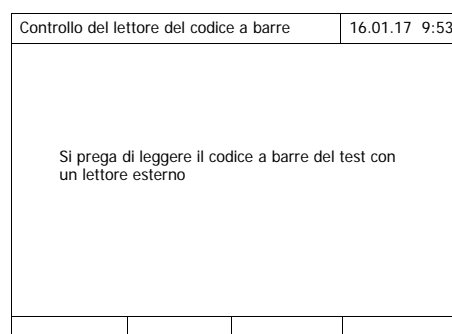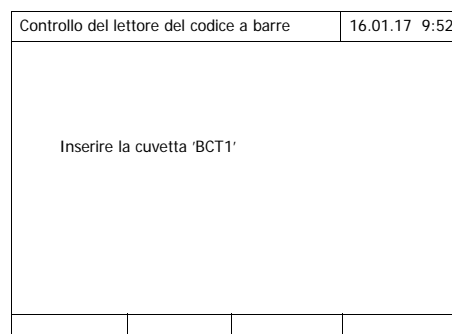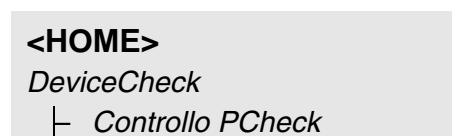

Il fotometro è pronto per il test del codice a barre.

- 1** Inserire la cuvetta di controllo BCT1.
Dopo la lettura del codice a barre compare la richiesta di inserimento della seconda cuvetta di controllo.
- 2** Inserire la cuvetta di controllo BCT2.
Una volta completato il test del codice a barre con successo, segue il test del lettore del codice a barre esterno.
- 3** Leggere il codice a barre di prova con il lettore di codici a barre esterno.

Il fotometro è pronto per la regolazione zero.

VERIFICATION STANDARD KIT XD 430 nm L	16.01.17 9:54
<p>Misura di riferimento</p> <p>Inserire la cuvetta zero (acqua distillata).</p>	

- 4** Inserire la cuvetta zero.
La cuvetta viene automaticamente riconosciuta e si avvia la regolazione zero per tutte le lunghezze d'onda.

Una volta completata con successo la regolazione zero, il fotometro è pronto per la misurazione per lo standard di controllo 430 L del Verification Standard Kit XD.

VERIFICATION STANDARD KIT XD 430 nm L	16.01.17 9:52
<p>Prego inserire VERIFICATION STANDARD KIT XD 430 nm L</p>	

- 5** Inserire la cuvetta.
La cuvetta viene automaticamente riconosciuta e si avvia la regolazione zero.

Dopo la misurazione vengono visualizzati il risultato di misura, Val. teorico, Tolleranza e una valutazione (OK o non riuscito).

Se il controllo non ha avuto successo, l'apparecchio propone di ripetere la misurazione.

In caso di controllo effettuato con successo, sul display viene visualizzata la misurazione dello standard di controllo successivo dal Verification Standard Kit XD, ad es. 430 LM.

- 6** Misurare allo stesso modo tutti gli standard di controllo.
Quando saranno stati eseguiti con successo tutti gli standard di controllo, il controllo potrà considerarsi superato.

Protocollo di controllo

Dopo il controllo viene visualizzato un protocollo di controllo. Questo può essere stampato e salvato in un file (nella memoria interna DataB o nel supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A, vedi Paragrafo 4.11.1).

Esempio di stampa:

```

XD 700009130512 2.70-Tintometer-0.14 Administrator
PCheck OK
ID del protocollo 9
Eseguito da Amministratore
Eseguito 16.01.2017
Valido fino a 16.02.2017

Verific.-Standard-Kit XD OC479094 OK
430 L 0.205 +- 0.020 0.199
430 LM 0.402 +- 0.030 0.410
430 m 0.798 +- 0.040 0.801
430 H 1.610 +- 0.060 1.597
530 L 0.201 +- 0.020 0.203
.....
.....
.....
(ecc.)
    
```



In un secondo tempo è possibile richiamare con *Informazioni PCheck* l'ultimo protocollo di controllo PCheck.

4.15.3 Controllo del fotometro e del metodo (MCheck)

Per il monitoraggio dell'intero sistema sono necessarie soluzioni standard con un contenuto analitico definito (preferibilmente standard singoli o multipli ValidCheck® certificati).



Le impostazioni per controlli DeviceCheck sono disponibili solo per utenti del gruppo Amministratore. Il controllo DeviceCheck può essere eseguito da ogni utente registrato.

ValidCheck®

Gli standard multipli ValidCheck® sono standard di parametri multipli pronti per l'uso, utilizzabili ad es. per più set di test (metodi).

Oltre a questi, possono essere utilizzate anche soluzioni standard a parametro singolo ValidCheck®. Queste sono disponibili già diluite per le concentrazioni più comuni oppure possono essere impostate mediante diluizione per altre concentrazioni. Le concentrazioni selezionate devono essere possibilmente al centro dell'intervallo di misura.



Standard ValidCheck® adatti sono reperibili nel nostro catalogo o in Internet.

Panoramica del controllo del fotometro e del metodo

Il controllo del fotometro e del metodo (MCheck) è costituito dalle seguenti parti:

- Definire le impostazioni generali nel menu *Impostazioni MCheck*
 - Selezionare l'unità dell'intervallo MCheck- (Settimane o Misure)
- Selezionare il metodo per il quale deve essere attivato MCheck
- Effettuare le impostazioni specifiche del metodo nel menu *Impostazioni MCheck*.
 - Attivazione di MCheck
 - Determinazione dell'MCheck-Intervallo
 - impostare il valore teorico, la tolleranza e la denominazione (ID standard) per lo standard di controllo
- Eseguire il Controllo MCheck. A tal fine, nel menu DeviceCheck selezionare Controllo MCheck, quindi selezionare il metodo per il quale deve essere eseguito MCheck. Il controllo viene eseguito con una soluzione standard che funge da campione in condizioni per il resto uguali. Il fotometro confronta il risultato con il valore teorico tenendo conto della tolleranza.

Qui di seguito sono descritte dettagliatamente tutte le fasi d'impostazione.

Impostazioni MCheck generali

<HOME>
DeviceCheck
└─ Impostazioni MCheck

Impostazioni MCheck	16.01.17 9:52
Modo	Settimane
Metodo ...	
Lista dei	

- 1** Selezionare *Modo* e confermare. Si apre il campo di selezione *Modo*.
- 2** Selezionare *Settimane* o *Misure* e confermare.
Per tutti i metodi gli intervalli MCheck- vengono immessi in settimane o in numero di misurazioni.
- 3** Confermare le impostazioni generali con [*Applicare*].



Commutando la modalità (*Settimane* o *Misure*) tutti gli intervalli MCheck vengono riportati ai valori preimpostati.

MCheck-Attivazione del monitoraggio per un metodo



Impostazioni MCheck	16.01.17 9:52
Metodo	65: Ammonio LR TT
MCheck	MCheck acceso
Intervallo	12 Settimane
Formula di citazione	NH ₄ -N
Val. teorico	2.00 mg/l NH ₄ -N
Tolleranza	0.20 mg/l NH ₄ -N
ID standard	
Lista dei	

- 1 Selezionare il metodo (vedi Paragrafo 4.5.2)
- 2 Selezionare *Impostazioni MCheck* e confermare.
- 3 Selezionare *MCheck acceso* e confermare.
L'MCheck per questo metodo è attivato.

Determinazione dell'MCheck-Intervallo, del valore teorico e della tolleranza

L'MCheck-Intervallo indica la distanza tra due controlli MCheck. Trascorso un intervallo, entrano in vigore le seguenti conseguenze:

- avviso di pericolo e perdita della siglatura MCheck

Campo d'impostazione:

da 1 a 12 settimane (valore di default: 12 settimane) o

da 1 a 10000 misurazioni (valore di default: 200 misurazioni)



L'unità di misura dell'intervallo MCheck (Settimane o Misure) è preimpostata nella riga *Modo* (vedi Pagina 141).

Impostazioni MCheck	16.01.17 9:52
Metodo	
MCheck	MCheck acceso
Intervallo	12 Settimane
Val. teorico	2.00 mg/l NH ₄ -N
Tolleranza	0.20 mg/l NH ₄ -N
ID standard	
Lista dei	

- 4 Selezionare *Intervallo* e immettere l'intervalloMCheck .
- 5 Se necessario, adattare i valori per il *Valore teorico* e la *Tolleranza*.
- 6 Opzionale: selezionare *ID standard* e impostare una denominazione. La denominazione apparirà nella documentazioneMCheck.

Ripetere i passaggi da 1 a 8 per la configurazione MCheck di ulteriori test.

Esecuzione del Controllo MCheck per un metodo

```
<HOME>
DeviceCheck
├─ Controllo MCheck
```

Controllo MCheck		16.01.17 9:52	
[ZERO 15.01.17 11:11]			
Valore teorico 2.00 ± 0.20 mg/l			
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
65: Ammonio LR TT		NH ₄ -N	
16 mm		0,02 - 2,50 mg/l	
		Citazione	Unità

- 1 Tramite il menu DeviceCheck, selezionare il controllo MCheck quindi selezionare il metodo da controllare.
- 2 Eseguire il controllo come una normale misurazione (vedi paragrafi da 4.5.1 fino a 4.5.2).
- 3 Inserire la cuvetta oppure avviare la misurazione con **<START-ENTER>**.

Al termine della misurazione sul display vengono visualizzati il risultato di misura e la valutazione del risultato di misura.

Se il controllo non ha avuto successo, è possibile ripetere la misurazione.

Se il controllo è stato superato, la funzione *Controllo MCheck* è terminata.

Protocollo di controllo

Dopo il controllo viene visualizzato un protocollo di controllo. Questo può essere stampato e salvato in un file (nella memoria interna DataB o nel supporto di memoria USB collegato alla porta USB-A, vedi Paragrafo 4.11.1).

Esempio di stampa:

```
XD 700009130512 2.70-Tintometer-0.14 Administrator
MCheck                OK
ID del protocollo     32
Eseguito da          Amministratore
Eseguito              16.01.2017
Valido fino a         13.03.2017

Metodo                 65 NH4-N
ID standard            VC 48201425
Valore teorico         2.00 +- 0.20 mg/l
Valore misurato        2.14 mg/l
```



In un secondo momento, nel menu *Informazioni MCheck* è possibile richiamare per tutti i metodi monitorati con MCheck l'ultimo protocollo di controllo MCheck.

4.15.4 Controllo dell'effetto matrice del campione (SCheck)

Con la funzione *SCheck* è possibile verificare se nella determinazione fotometrica interferiscono altre sostanze contenute nel campione (matrice campione). L'*SCheck* viene effettuato mediante aggiunte.

Gli standard multipli ValidCheck[®] contengono, oltre ad una soluzione standard normale, anche una soluzione standard concentrata per l'aggiunta del campione. Poiché i suoi parametri sono già salvati nel fotometro, l'esecuzione del controllo della matrice del campione risulta semplificata. L'*SCheck* può essere eseguito immediatamente. Sul display viene visualizzato il volume necessario per il campione e lo standard. L'*SCheck* viene quindi eseguito con una sola aggiunta.

Per l'*SCheck* con standard proprio è possibile, a seconda del valore misurato e della fine dell'intervallo di misura, immettere autonomamente una o due aggiunte.



Se la gestione utenti è attivata, solo gli utenti del gruppo *Amministratore* possono modificare le impostazioni per controlli DeviceCheck.

Il controllo DeviceCheck può essere eseguito da ogni utente.

SCheck mediante aggiunte

Durante l'*SCheck* mediante aggiunte, la determinazione fotometrica viene ripetuta attraverso l'aggiunta alla soluzione campione di una quantità definita di analita in forma di soluzioni standard, che deve essere recuperata.

Dalla quantità di analita aggiunta si calcola il valore teorico per la determinazione, a condizione che non sussistano effetti interferenti nella matrice del campione. Dopo la determinazione fotometrica, il valore misurato viene confrontato con il valore teorico previsto e viene calcolato il tasso di recupero. Risulta esserci probabilmente un'interferenza della matrice quando il tasso di recupero è inferiore al 85% o superiore al 115%.

Consigli pratici

- Dopo la valutazione del valore misurato del campione, il fotometro propone per l'SCheck un'aggiunta con volumi adeguati di campione e soluzione standard.
I valori proposti per i volumi del campione e dello standard possono essere modificati. Il fotometro controlla le impostazioni e segnala eventuali errori (ad es. quando il valore teorico supera l'intervallo di misura del test).
Per ogni aggiunta viene visualizzato il relativo valore teorico della concentrazione.
- Per poter riconoscere in modo sicuro effetti matrice mediante aggiunte, dopo l'aggiunta l'aumento del volume deve essere minimo.
- L'SCheck può essere eseguito con un massimo di due misurazioni con volumi di aggiunta differenti.
- Preparare tutte le soluzioni di misurazione in parallelo all'inizio delle misurazioni.

Panoramica dell'SCheck

L'SCheck è costituito dalle seguenti parti:


- Effettuare le impostazioni nel menu Impostazioni SCheck
 - Determinare lo scostamento massimo dal valore teorico dopo l'aggiunta (impostazione di fabbrica: 15%)
- Esecuzione dell'SCheck

Determinazione dello scostamento massimo dal valore teorico

Fissando lo scostamento massimo dal valore teorico si stabilisce la valutazione del tasso di recupero. Al termine del controllo, sul display accanto al tasso di recupero viene visualizzata la valutazione dello stesso.

```

<HOME>
Concentrazione
├─ [Setup]
│   └─ DeviceCheck
│       └─ Impostazioni SCheck
│           └─ Scostamento max
  
```

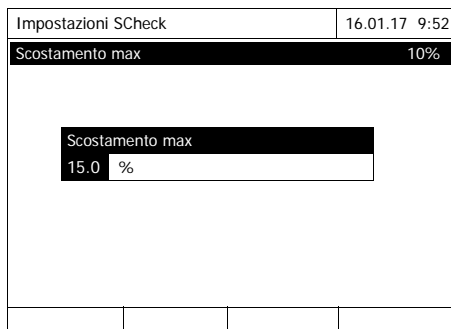


- 1 Digitare e confermare un valore numerico.
L'impostazione è attivata.
- 2 Uscire dal menu con **<ESC>**.

Esecuzione del SCheck



- 1 Misurare il campione originale (senza aggiunta) (vedi Paragrafo 4.5.1 a 4.5.2).
- 2 Sul display viene visualizzato il valore misurato.
- 3 Aprire il menu d'impostazione con *[Setup]*.
- 4 Selezionare *DeviceCheck* e confermare.
- 5 Controllare eventualmente le impostazioni nel menu *Impostazioni SCheck*.
- 6 Selezionare *Impostazioni SCheck* e confermare.
Il display per l'SCheck si apre.

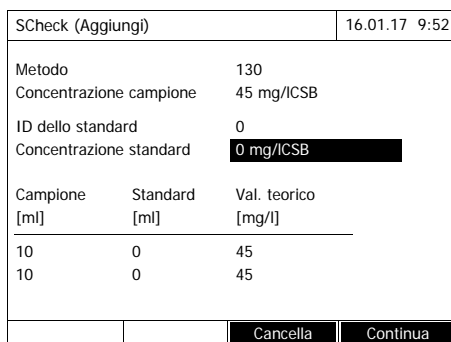

Se l'aggiunta proposta dal fotometro con i valori standard della soluzione aggiunta multistandard ValidCheck porta ad un superamento dell'intervallo di misura, questi valori proposti devono essere modificati oppure il campione deve essere diluito e nuovamente misurato.



La seguente descrizione mostra la procedura per l'SCheck mediante aggiunta.

SCheck (Aggiungi)		16.01.17 9:52
Metodo	130	
Concentrazione campione	45 mg/ICSB	
ID dello standard	48399612	
Concentrazione standard	200 mg/ICSB	
Campione [ml]	Standard [ml]	Val. teorico [mg/l]
10	0.5	52.4
10	1	59.1
		<input type="button" value="Cancella"/> <input type="button" value="Continua"/>

7 Nel campo di immissione *ID dello standard* selezionare l'SCheck semplificato di una soluzione standard ValidCheck® preparametrizzata oppure immettere una denominazione per un'altra soluzione standard utilizzata.

Se si seleziona un ValidCheck® non sono più necessarie ulteriori immissioni (passare al punto 10).

8 Nel campo di immissione *Concentrazione standard* immettere la concentrazione della soluzione standard utilizzata.

9 Nelle colonne *Campione [ml]* e *Standard [ml]* immettere i volumi del campione e standard delle singole soluzioni di misurazione. Dopo ogni immissione viene calcolato il valore teorico.

- Con [*Cancella*] è possibile cancellare una misurazione.

Accertarsi che tutti i valori teorici rientrino nell'intervallo di misura del test.

10 Con [*Continua*] confermare tutte le immissioni e passare alla pagina successiva. Le immissioni vengono controllate dal fotometro.

Il fotometro è pronto per l'esecuzione delle misurazioni.

SCheck (Aggiungi)		16.01.17 9:52
Metodo	130	
Concentrazione campione	45 mg/ICSB	
Campione Standard [ml]	Val. teorico [mg/l]	valore [mg/l]
10 0.5	52.4	58
10 1	59.1	
		<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Misura"/> <input type="button" value="Completa"/>

Esecuzione di misurazioni:

Il programma prevede il controllo dei campioni dall'alto verso il basso. Tuttavia, con <▲><▼> è anche possibile selezionare autonomamente i campioni e modificare così la sequenza.

11 Passare alla misura del (primo) campione con [*Misura*].

SCheck		16.01.17 9:52	
Metodo	130		
Concentrazione campione	45 mg/ICSB		
Campione	10 ml		
Standard	0.5 ml		
Per iniziare la misura inserire la cuvetta o premere <START/ENTER>			
16 mm			
Indietro			

Viene visualizzato il display di misura.

12 Inserire la cuvetta con il rispettivo campione.

Il campione viene misurato.

SCheck		16.01.17 9:52	
Metodo	130		
Concentrazione campione	45 mg/ICSB		
Campione [ml]	Standard [ml]	Val. teorico [mg/l]	valore [mg/l]
10	0.5	52.4	51.1 97 % ✓
10	1	59.1	
Indietro		Misura	Completa

Al termine della misurazione, il tasso di recupero viene visualizzato nella colonna destra della tabella.

Accanto al tasso di recupero viene visualizzata la valutazione dello stesso (✓ o ✗).

I criteri per la valutazione sono preimpostati nel menu *Impostazioni SCheck / Scostamento max.*

13 Se necessario, ripetere i passaggi 11 e 12 per il secondo campione.


14 Con [*Completa*] terminare l'SCheck.

Si apre la finestra di dialogo *Salva*.

15 Se necessario, con [*Salva in*] modificare la posizione di salvataggio:
Foglio interno DataB:
 cartella condivisa nell'apparecchio oppure
memoria USB:
 memoria USB collegata alla porta USB-A.

16 Se necessario, modificare il nome del file.

17 Salvare il file con <START-ENTER>.

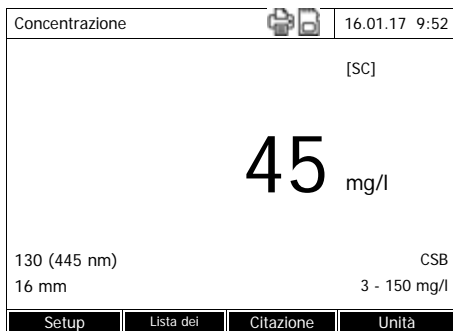

Il display torna alla finestra dei valori misurati del campione originale senza aggiunte.

Il display mostra l'indicazione di stato [SC]. Per questo valore di misurazione è stato eseguito un SCheck.

Protocollo di controllo

Il risultato dell'SCheck viene visualizzato in un protocollo di controllo. Questo può essere stampato e salvato in un file.

Per salvare il file nel fotometro, selezionare come posizione di salvataggio *Foglio interno DataB*. Per salvare il file su un supporto di memoria USB esterno collegato alla porta USB-A, selezionare come posizione di salvataggio *memoria USB* (vedi Paragrafo 4.11.1).

Esempio di stampa:

```

XD 700009130512 2.71-Tintometer-0.14 Administrator
SCheck                OK
ID del protocollo     7
Metodo                130 CSB LR
Concentrazione campione 45 mg/l CSB
ID standard           48399612
Concentrazione standard 200 mg/lCSB

Campione      Standard      Val. teoricoVal. attuale
ml            ml            mg/l          mg/l
10            0.5            52.4          51           97% OK
10            1              59.1          57           92% OK
    
```

4.16 Gestione utente

Le funzioni della gestione utenti sono disponibili solo per utenti del gruppo *Amministratore*.

Un amministratore è abilitato a

- attivare/disattivare la gestione utenti per l'apparecchio
- abilitare, modificare o cancellare singoli user account.

4.16.1 Livelli di abilitazione e diritti di accesso per gli utenti

XD 7000 consente la gestione di un massimo di 100 utenti, dove ogni utente appartiene ad un gruppo con diritti dell'utente definiti.

Gruppi utenti

Esistono tre gruppi utenti strutturati in gerarchie:

- *Amministratore* (massimo livello)
- *Utente* (user account registrato dall'amministratore)
- *Ospite* (utente senza user account)

Gli amministratori e gli utenti accendono al fotometro con il rispettivo nome utente e la password. Gli ospiti possono digitare facoltativamente un nome al momento della registrazione. In questo modo, i valori di misura documentati possono essere associati all'utente in un secondo momento.

Diritti degli utenti in dettaglio

Azione	<i>Amministratore</i>	<i>Utente</i>	<i>Ospite</i>
Selezione dei metodi	✓	✓	✓
Esecuzione di misurazioni	✓	✓	✓
Salvataggio dei dati di misura	✓	✓	✓
Controllo del fotometro (PCheck)	✓	✓	⊘
Controllo del fotometro (MCheck)	✓	✓	⊘
Identificazione del valore misurato PCheck	✓	✓	✓
Identificazione del valore misurato MCheck	✓	✓	⊘
Modifica dei metodi definiti dall'utente	✓	✓	⊘
Sostituzione di metodi/profili	✓	⊘	⊘
Modifica delle impostazioni Device-Check	✓	⊘	⊘
Cancellazione della memoria	✓	⊘	⊘
Impostazione della data e dell'ora	✓	⊘	⊘
Gestione degli utenti	✓	⊘	⊘

Azione	Amministratore	Utente	Ospite
Reset delle impostazioni dell'apparecchio	✓	⊘	⊘
Esecuzione dell'update del software	✓	⊘	⊘



È possibile disattivare la gestione utenti e riattivarla in caso di necessità. A tal fine l'utente deve possedere diritti di amministratore. Se la gestione utenti è disattivata, non è necessario immettere il nome dell'utente e la password. Tutti gli utenti possiedono gli stessi diritti.

4.16.2 Attivazione/disattivazione della Gestione utente

Ogni utente può attivare la gestione utenti.

Se la gestione utenti è disattivata, ogni utente possiede diritti di amministratore.

Solo gli utenti abilitati nel gruppo Amministratore possono disattivare la gestione utenti.

Se è stata attivata la gestione utenti, ogni utente dovrà essere registrato nell'apparecchio. L'utente registrato è dotato di determinati diritti a seconda del gruppo di appartenenza.

Attivazione della gestione utenti

<HOME>
[Setup generale]
└─ Gestione utente

Gestione utente	16.01.17 9:52
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>L'amministrazione utenti disattivata</p> <p>Attivare l'amministrazione utenti?</p> <p>Si</p> <p>No</p> </div>	

1 Selezionare *Si* e confermare.

La gestione utenti è attivata.

Attivando la gestione utenti si crea anche un user account per l'amministratore. Il nome dell'utente è "Amministratore". La password preimpostata è "admin". Si consiglia di modificare al più presto questa password.

Disattivazione della gestione utenti

```

<HOME>
[Setup generale]
├─ Gestione utente
│   └─ [Setup]
│       └─ Disattivare
│           l'amministrazione utenti
    
```

La gestione utenti è disattivata. Ogni utente possiede diritti di amministratore.



Se un utente del gruppo *Amministratore* disattiva la gestione utenti, tutti gli user account vengono cancellati. La password per l'amministratore viene ripristinata su "admin".

4.16.3 Abilitazione, modifica o disabilitazione di uno user account

Se la gestione utenti è stata attivata, un utente con diritti di amministratore può gestire gli user account.

Creazione di uno user account

Quando viene creato un nuovo user account si deve impostare il *Nome*, l'appartenenza ad un *Gruppo di utenti* e la *Password*.

```

<HOME>
[Setup generale]
├─ Gestione utente
│   └─ [Aggiungi]
    
```


Gestione utente		16.01.17 9:52
Nome	Gruppo di utenti	
Amministratore	Amministratore	
Admin?	Amministratore	
Inserire nome utente		
A_		
Setup	Aggiungi	Cancella Modifica

Il campo di immissione per il nuovo nome utente si apre.

- 1 Digitare il nome dell'utente (<A...9>) e confermare.

Si apre il campo di immissione per il gruppo utenti (*Amministratore / Utente*).

- 2 Selezionare e confermare il gruppo utenti.

Si apre il campo di immissione per la password.

- 3 Digitare la password (<A...9>) e confermare.

Lo user account è creato e viene visualizzato nell'elenco degli user account.

Modifica dello user account

In uno user account è possibile modificare l'appartenenza ad un *Gruppo di utenti* e la *Password*.

<HOME>
[Setup generale]
└─ Gestione utente

Gestione utente		16.01.17 9:52
Nome	Gruppo di utenti	
Amministratore	Amministratore	
Admin?	Amministratore	
Gruppo di utenti		
Utente		
Amministratore		
Setup	Aggiungi	Cancella Modifica

- 1 Selezionare uno user account.

- 2 Per modificare lo user account premere [Modifica].


Si apre il campo di immissione per il gruppo utenti (*Amministratore / Utente*).

- 3 Se necessario, selezionare e confermare un altro gruppo utenti.

Si apre il campo di immissione per la password.

- 4 Se necessario, immettere un'altra password (<A...9>) e confermare.

Lo user account è modificato e viene visualizzato nell'elenco degli user account.

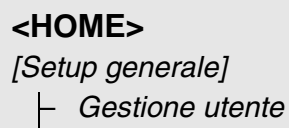**Cancellazione di
uno user account**A screenshot of a menu interface. At the top is the text '<HOME>'. Below it is the text '[Setup generale]'. Underneath that is a horizontal line, followed by the text 'Gestione utente'.

- 1 Selezionare uno user account.
- 2 Cancellare lo user account con *[Cancella]*.
Viene visualizzata una domanda di sicurezza: *Conferma cancellazione?*
- 3 Confermare la domanda di sicurezza.
Lo user account è cancellato.

4.16.4 Accesso con gestione utenti attivata

Per poter associare i dati di misura ad un utente, l'amministratore può attivare la gestione utenti. In questo modo, l'apparecchio può essere comandato solo dopo la registrazione con un nome utente. A seconda del livello di autorizzazione (amministratore, utente, ospite) la modifica di determinate impostazioni è abilitata o bloccata.



Alla consegna la gestione utenti dell'XD 7000 non è attivata. Ogni utente ha accesso a tutte le funzioni.

Attivando la gestione utenti si crea anche uno user account per l'amministratore. Il nome dell'utente è "Amministratore". La password preimpostata è "admin".

Si consiglia di modificare al più presto questa password.

Durante la registrazione prestare attenzione all'ortografia corretta (maiuscole/minuscole) del nome utente e della password.

Dopo la registrazione con un nome utente nel gruppo *Amministratore*, è possibile creare altri utenti o amministratori o anche disattivare la gestione utenti.

Quando si accende l'apparecchio o quando un utente esce dal programma, sul display viene visualizzata la finestra *Login* con la richiesta di *Inserire nome utente*.

Nel seguente esempio un utente deve registrarsi con il nome utente "Amministratore".

L'apparecchio è acceso.


Sul display viene visualizzata la finestra di dialogo *Login*.

Login	16.01.17 9:52
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Inserire nome utente</p> <p>Amministratore</p> </div>	

- 1 Digitare il nome utente (<A...9>) e confermare.


Si apre il campo di immissione per la password.

Se il nome utente non è registrato (ad es. è scritto in modo errato), è possibile registrarsi senza password come ospite con diritti limitati (vedi Paragrafo 4.16.1).

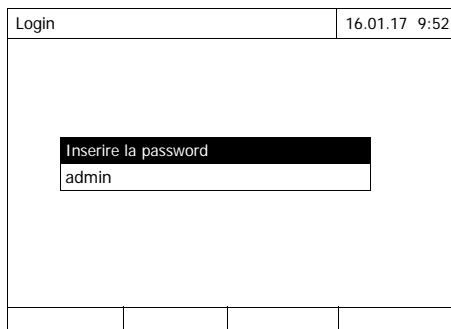

2 Digitare la password (<A...9>) e confermare.



Se la password viene scritta correttamente (prestare attenzione alle lettere maiuscole/minuscole), si apre il menu principale *Men principale*. Il nome utente immesso viene visualizzato.

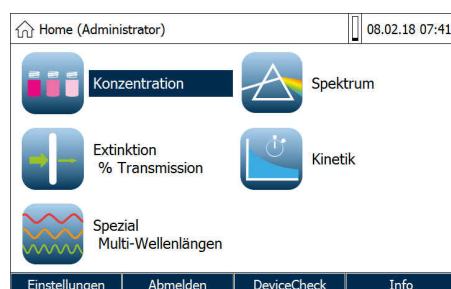

4.16.5 Modifica della password

L'amministratore abilita gli user account e assegna ad ogni user account una password.

Non appena un utente si è registrato con il proprio user account, può modificare la password dello stesso.

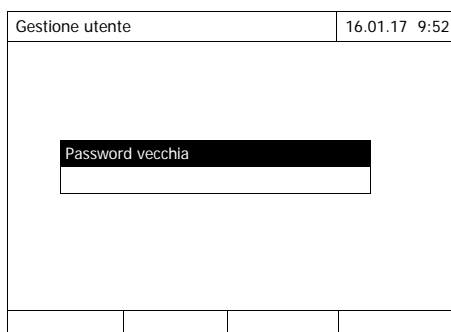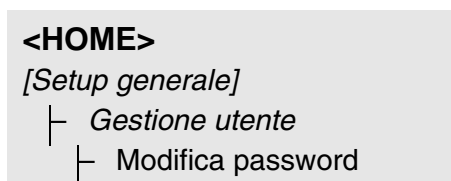

1 Digitare e confermare la vecchia password.

2 Digitare e confermare la nuova password.

La password è modificata.

4.17 Reset

È possibile resettare (inizializzare) le impostazioni di misurazione o tutte le impostazioni.



La funzione *Reset* è disponibile solo per gli utenti del gruppo Amministratore.

Le impostazioni dell'apparecchio possono essere resettate nei seguenti modi:

<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Reset configurazione</i> 	<p>Cancellare tutte le impostazioni esclusi la memoria dati di misura, i metodi definiti dall'utente e la taratura del valore bianco.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Tornare alla configurazione di base</i> 	<p>Cancellare tutte le impostazioni (inclusi i metodi definiti dall'utente e la memoria dati di misura) e ripristinare l'apparecchio sullo stato di consegna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Foglio interno DataB</i> 	<p>La memoria dei dati di misura viene cancellata. Tutte le altre impostazioni restano invariate.</p> <p>Salvare i propri dati di misurazione, ad es. su una memoria USB, prima di cancellare la memoria dati interna del fotometro.</p>

```
<HOME>
[Setup generale]
├─ Reset
```

Sul display viene visualizzato il menu per la selezione del tipo di reset (*Tornare alla configurazione di base / Reset configurazione*).

- 1 Selezionare e confermare il tipo di reset.


Il reset viene eseguito.

4.18 Informazioni riguardanti l'apparecchio ([Info])

Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni riguardanti l'apparecchio:

- nome dell'apparecchio
- numero della versione del software dell'apparecchio/dei dati dei metodi
- versione hardware
- numero di serie dell'apparecchio
- utente registrato
- stato dell'hardware (per il servizio di assistenza)
- stato della memoria



Info		16.01.17 9:52
Nome dello strumento:		XD 7000
Numero di serie:		15150001
Versione software/metodi:		2.70-Tintom.0.14
Build:		25.02.17 11:57
Versione hardware:		0-1-0-22-50--
Stato hardware:		FF 00000000
Contatore lampada		12
Test del sistema		✓?
Test del filtro		✓?
Test della lampada		✓?
Calibrazione della lunghezza		✓?
Posto libero nella memoria		5046 KB
Utente registrato		?

Le informazioni riguardanti l'apparecchio e il risultato dell'autotest vengono visualizzati e possono essere stampati.

4.19 Contatore lampada

Il fotometro conta la durata d'esercizio della lampada. Nel menu *Info* si possono richiamare le informazioni riguardanti la durata d'esercizio della lampada.

4.20 Update del software e dei metodi

Per mantenere il fotometro sempre aggiornato, si consiglia di eseguire regolarmente un update del software e dei metodi.



Con la gestione utenti attivata, solo gli utenti del gruppo *Amministratore* possono eseguire aggiornamenti del software e dei metodi.

L'update include

- l'ultima versione del firmware (il software dell'apparecchio)
- i nuovi dati dei metodi o quelli modificati



L'update del software e dei metodi non modifica i dati definiti dall'utente (ad es. impostazioni, metodi definiti dall'utente o dati di misura).

La versione software attuale è riportata in Internet all'indirizzo www.Tintometer.com.

La trasmissione al fotometro avviene come segue:

- semplicemente tramite un supporto di memoria USB come memoria intermedia (Paragrafo 4.20.1).

4.20.1 Update del software e dei metodi tramite supporto di memoria USB

Per l'update salvare il nuovo software sul supporto di memoria USB e collegarlo all'apparecchio.

Esecuzione

- 1 Collegare il supporto di memoria USB al PC.
- 2 Decomprimere il contenuto del file "exe" o "zip" scaricato con l'intera struttura delle cartelle nella directory principale (livello più alto) del supporto di memoria USB.





Durante la decompressione, accertarsi che la struttura delle cartelle dei dati non venga modificata. Se per la decompressione si utilizza un programma come ad es. WinZip, deve essere impostata l'opzione "Utilizza nomi cartelle" o "Use Folder Names". Maggiori dettagli in merito sono reperibili nella documentazione del rispettivo programma di scompattamento.

Il supporto di memoria USB deve contenere nel livello superiore la cartella "Update". La cartella Update contiene diverse sottocartelle.

I passaggi successivi vengono eseguiti sul fotometro.

- 3 Collegare il supporto di memoria USB al fotometro.
- 4 Se necessario, accendere il fotometro.

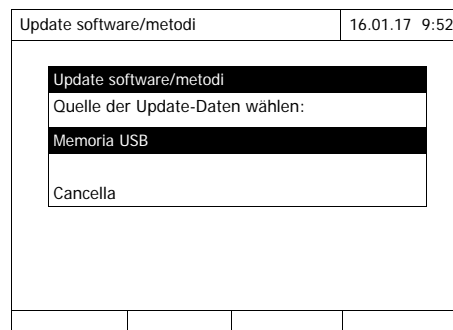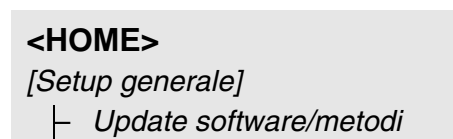

- 5 Con <▲><▼> selezionare come fonte *Memoria USB* e premere <START-ENTER>.

Il processo di aggiornamento dura circa 5 minuti. Il fotometro si spegne e poi si riaccende.



Se non è possibile effettuare l'update, sul display viene visualizzato un messaggio di errore.

Controllare se sul supporto di memoria USB (nel livello superiore) è presente la cartella "Update" con tutte le sue sottocartelle.

Se sul fotometro non è presente sufficiente spazio di memoria libero per l'aggiornamento, è possibile liberare la memoria cancellando dati di misura. Salvare i dati su un supporto di memoria USB prima di cancellarli sul fotometro.

4.20.2 Funzioni remote

Il fotometro possiede un'interfaccia di programmazione, con la quale è possibile comandare l'apparecchio in remoto. Per informazioni in merito, rivolgersi al produttore.

Il fotometro è anche in grado di elaborare un file script su una penna USB. Questa funzione è disponibile nelle impostazioni generali del fotometro. Informazioni sulla funzione e sui requisiti per il file script sono reperibili su richiesta presso il produttore.

5 Manutenzione, pulizia

5.1 Sostituzione della lampadina

Durata della lampadina alogena al tungsteno

La lampadina alogena al tungsteno è un componente soggetto a usura con una durata media di vita (vedi Capitolo 7 DATI TECNICI). Quando si rompe deve essere sostituita. Il fotometro è dotato di un contatore d'esercizio della lampada (vedi Paragrafo 4.19)

AVVISO

La lampada di riserva è un modulo già pronto all'uso e otticamente preimpostato. Pertanto, questa deve essere manipolata con cura. Le impronte sul vetro accorciano la durata di vita della lampadina. Non toccare la lampadina ad incandescenza sul nuovo modulo lampada a mani nude. Se la lampadina ad incandescenza viene toccata inavvertitamente, pulirla con cura con un panno pulito imbevuto di alcool.


Sostituzione del modulo lampada

Il modulo lampada si trova dietro una copertura (lamiera di alluminio) sul lato posteriore del fotometro. Per la sostituzione, procedere nel modo seguente:




ATTENZIONE

La lampada diventa molto calda durante il funzionamento. In caso di contatto con la lampada calda, sussiste il pericolo di ustioni! Fare raffreddare la lampada per circa 10 minuti prima di sostituirla.

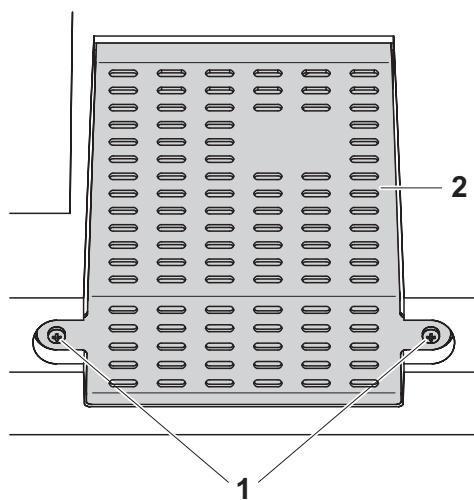

- 1 Spegnere il fotometro e staccarlo dall'alimentazione di corrente.
- 2 Svitare le due viti (1) e rimuovere il coperchio della lampada (2).

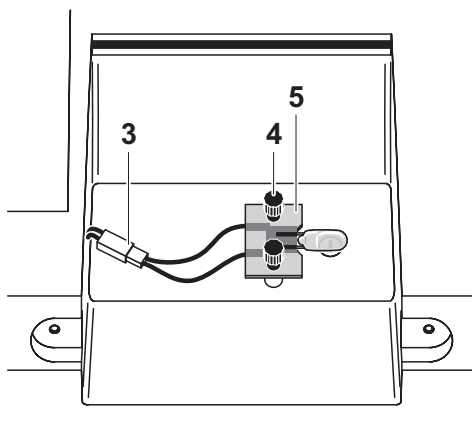

- 3** Staccare l'innesto a spina (3). A tal fine può essere necessario esercitare una forza elevata.
- 4** Allentare entrambe le viti zigrinate (4) e rimuovere il modulo lampada difettoso (5).
- 5** Fissare il nuovo modulo lampada con le viti zigrinate. Accertarsi che la parte in metallo della scheda sia rivolta verso l'esterno, cioè verso le viti zigrinate.
- 6** Ricollegare l'innesto a spina.
- 7** Riavvitare il coperchio della lampada.
- 8** Azzerare il contatore d'esercizio del modulo lampada (vedi Paragrafo 4.17).



Dopo aver rimesso in funzione l'apparecchio, è necessario eseguire una nuova regolazione zero per tutte le misurazioni.

5.2 Sostituzione della batteria tampone




ATTENZIONE

Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di batterie non idonee. Utilizzare solo batterie alcaline/manganese a tenuta stagna.



Se il fotometro viene lasciato acceso durante la sostituzione o se si inseriscono le batterie nuove entro un minuto dopo che le batterie vecchie sono state rimosse, la data e l'ora vengono mantenute nel fotometro.

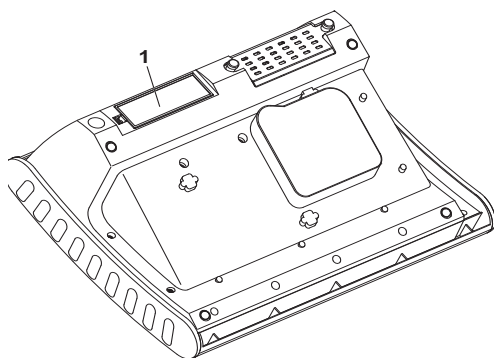

- 1** Appoggiare l'apparecchio su una superficie morbida con la parte posteriore rivolta verso l'alto.
- 2** Aprire il coperchio del vano batterie (1).
- 3** Rimuovere le batterie esauste dal vano batterie.
- 4** Inserire le quattro batterie nuove nel vano batterie. Prestare attenzione ai contrassegni di polarità delle batterie.
- 5** Chiudere il coperchio del vano batterie.

Smaltimento delle batterie

Portare le batterie esaurite negli appositi centri di raccolta nel rispetto delle norme vigenti sul posto. È vietato gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Il prelievo delle batterie al termine della durata di vita dell'apparecchio avviene all'interno dell'Unione Europea presso impianti di trattamento qualificati, ai quali gli apparecchi vengono consegnati tramite i sistemi di ritiro appositamente creati.

5.3 Pulizia

Il fotometro deve sempre essere pulito immediatamente, in particolare quando si rompe una provetta o in caso di incidente con i reagenti (vedi anche Paragrafo 6.1 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ROTTURA DELLA CUVETTA).

AVVISO

Le parti esterne dell'apparecchio sono in materiale plastico (ABS, PMMA e PC). Evitare pertanto il contatto con acetone, etanolo o altri detergenti contenenti solventi. Pulire subito eventuali spruzzi.

5.3.1 Pulizia dell'apparecchio

Per pulire l'alloggiamento del fotometro:

- In caso di sporco, pulire la superficie dell'alloggiamento con un panno morbido, acqua e una soluzione di sapone neutra.
- Rimuovere immediatamente gli spruzzi di sostanze chimiche.
- Come disinfettante può essere usato per brevi periodi l'isopropanolo.

5.3.2 Pulizia del vano portacuvette



Pulire immediatamente il vano portacuvette in caso di rottura della provetta. Per la pulizia procedere come descritto al Paragrafo 6.1.

Di solito non è necessario pulire regolarmente il vano portacuvette. La polvere e lo sporco possono essere rimossi con un panno umido privo di pelucchi. Per lo sporco più resistente (ad es. residui di reagenti) si può utilizzare per breve tempo anche l'isopropanolo. Pulire in particolare le superfici laterali del vano per cuvette rettangolari nella parte inferiore, dove si trovano i relè fotoelettrici per il riconoscimento automatico della cuvetta.

5.3.3 Pulizia della lente del detector


Di solito non è necessario pulire regolarmente la lente del detector. Tuttavia, nei seguenti casi può essere necessario pulire la lente del detector:

- quando la lente è visibilmente sporca a causa della rottura di una cuvetta o per un incidente con i reagenti (vedi anche Paragrafo 6.1 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ROTTURA DELLA CUVETTA);
- quando l'apparecchio all'accensione durante l'autotest segnala l'errore *Calibrazione della lunghezza d'onda* dovuto a un reagente o a influssi ambientali (vedi Paragrafo 6.2).



Se la lente dovesse sporcarsi in modo frequente (errore *Calibrazione della lunghezza d'onda* durante l'autotest), si consiglia di ricontrollare le condizioni d'impiego dell'apparecchio. Vedi anche le informazioni al Paragrafo 3.2.

Per pulire la lente del detector:

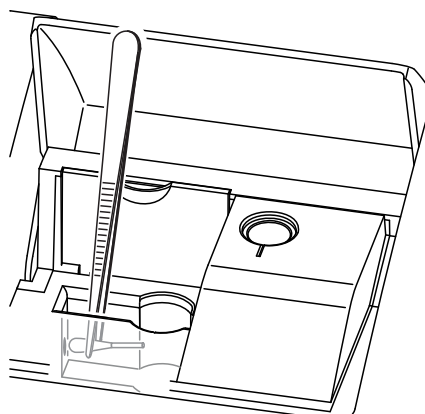

La lente del detector si trova sul lato frontale sinistro del vano per cuvette rettangolari (Pos. 1).

- 1 Spegnere il fotometro.
- 2 Tagliare la punta di un bastoncino cotonato reperibile in commercio (circa 2 cm).
- 3 Afferrare con una pinzetta la punta tagliata. Pulire la lente con la testa del bastoncino asciutta. Condurre la testa dal centro della lente verso l'esterno con un movimento circolare. In caso di depositi resistenti, bagnare il bastoncino con acqua leggermente deionizzata o isopropanolo.



Dopo la nuova messa in funzione, eseguire per tutte le misurazioni un controllo dell'apparecchio (vedi Paragrafo 4.15.2 CONTROLLO DEL FOTOMETRO (PCHECK)).

6 Cosa fare se...

6.1 Misure da adottare in caso di rottura della cuvetta



AVVERTENZA

Le cuvette possono contenere sostanze pericolose. In caso di fuoriuscita del contenuto, osservare le avvertenze di sicurezza contenute nel foglio illustrativo. Adottare, se necessario, misure di sicurezza adeguate (occhiali e guanti di protezione ecc.).



ATTENZIONE

Non capovolgere o ribaltare il fotometro su un lato per far fuoriuscire il liquido!

In tal caso il liquido può venire a contatto con componenti elettroniche e danneggiare il fotometro.

Il fotometro possiede un dispositivo di scarico, tramite il quale il contenuto delle cuvette rotte può essere scaricato senza provocare danni.

Come procedere in caso di rottura di una provetta


- 1 Spegnere il fotometro e staccarlo dall'alimentazione di corrente.
- 2 Far scaricare il liquido in un recipiente adatto e smaltirlo correttamente in base alle prescrizioni della confezione del reagente.
- 3 Rimuovere completamente con cautela i residui di vetro, ad es. con una pinzetta.
- 4 Pulire delicatamente il vano portacuvette con un panno umido privo di pelucchi. Per lo sporco più resistente è possibile utilizzare per breve tempo anche l'isopropanolo. Pulire in particolare le superfici laterali del vano per cuvette rettangolari nella parte inferiore, dove si trovano i relè fotoelettrici per il riconoscimento automatico della cuvetta.
- 5 Far asciugare il vano portacuvette.



Dopo la nuova messa in funzione, eseguire per tutte le misurazioni un controllo dell'apparecchio (vedi Paragrafo 4.15.2).

Se dopo la rimessa in funzione l'apparecchio dovesse segnalare un errore nella calibrazione delle lunghezze d'onda, ciò significa che probabilmente la lente del detector è sporca. In questo caso pulire la lente come descritto al Paragrafo 5.3.3 PULIZIA DELLALENTE DEL DETECTOR.

6.2 Cause di errore e soluzione del problema

L'apparecchio non reagisce alla pressione dei tasti	Causa – Stato operativo indefinito o stress elettrico EMC non ammesso	Soluzione del problema – Resetare il processore: Premere contemporaneamente il tasto <ON/OFF> e <ESC>
Alla pressione di un tasto si attiva un segnale acustico	Causa – Il tasto non ha alcuna funzione nello stato operativo corrente	Soluzione del problema – Premere il tasto corretto.
Superamento dell'intervallo di misura per eccesso o per difetto	Causa – Intervallo di misura o metodo non adatto	Soluzione del problema – Selezionare un metodo con un intervallo di misura adatto – Diluire il campione
<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>In modalità <i>Concentrazione</i> è possibile visualizzare il valore d'assorbanza attuale come informazione supplementare (<i>[Setup]/Valore assorbanza a display</i>, vedi anche Paragrafo 4.5.6).</p> </div>		
L'autotest non si avvia. Sul display viene visualizzato <i>Rimuovere la cuvetta</i>	Causa – La cuvetta è inserita in uno dei due vani portacuvette – Corpo estraneo in uno dei due vani portacuvette	Soluzione del problema – Togliere la cuvetta – Premere poi il tasto <START·ENTER> – Rimuovere il corpo estraneo – Premere poi il tasto <START·ENTER>

	Causa	Soluzione del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – L'apparecchio esegue talvolta una regolazione automatica dello zero per il riconoscimento delle cuvette rettangolari. L'avviso <i>Rimuovere la cuvetta</i> viene visualizzato anche quando non è inserita alcuna cuvetta. 	<ul style="list-style-type: none"> – Premere il tasto <START-ENTER>
	<ul style="list-style-type: none"> – Il vano portacuvette è sporco 	<ul style="list-style-type: none"> – Ripulire il vano portacuvette (vedi Paragrafo 5.3.2 e Paragrafo 6.1) – Riavviare l'apparecchio – Se necessario, confermare il messaggio <i>Rimuovere la cuvetta</i> con <START-ENTER>
	<ul style="list-style-type: none"> – Apparecchio guasto 	<ul style="list-style-type: none"> – Rivolgersi al servizio di assistenza.
Valori misurati evidentemente errati	Causa	Soluzione del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – Cuvetta sporca 	<ul style="list-style-type: none"> – Pulire la cuvetta
	<ul style="list-style-type: none"> – Diluizione impostata in modo errato 	<ul style="list-style-type: none"> – Impostare la diluizione
	<ul style="list-style-type: none"> – Il metodo selezionato non è adatto 	<ul style="list-style-type: none"> – Selezionare un altro metodo
	<ul style="list-style-type: none"> – Misurazione zero errata 	<ul style="list-style-type: none"> – Eseguire una misurazione zero
	<ul style="list-style-type: none"> – Valore del bianco errato 	<ul style="list-style-type: none"> – Misurare di nuovo il valore del bianco
	<ul style="list-style-type: none"> – Modulo lampada sostituito 	<ul style="list-style-type: none"> – Azzerare il contatore d'esercizio del modulo lampada (vedi Paragrafo 4.17).
Valori misurati instabili	Causa	Soluzione del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – La copertura del vano portaprovette è aperta 	<ul style="list-style-type: none"> – Chiudere la copertura del vano portaprovette

<i>Auto-test fallito.</i>	Causa	Soluzione del problema
	– <i>Test del sistema:</i> Apparecchio guasto	– Rivolgersi al servizio di assistenza.
	– <i>Test del filtro:</i> Apparecchio guasto	– Rivolgersi al servizio di assistenza.
	– <i>Test della lampada:</i> – Se dalla parte posteriore del fotometro <u>non</u> si intravede nessuna luce: lampada guasta – Se dalla parte posteriore del fotometro si intravede la luce:	– Sostituire la lampadina (vedi Paragrafo 5.1) – Effettuare l'update del software (vedi Paragrafo 4.20)
	– <i>Calibrazione della lunghezza d'onda:</i> – Corpi estranei nel vano cuvette – Lente sporca – Apparecchio guasto	– Rimuovere il corpo estraneo – Pulire la lente (vedi Paragrafo 5.3.3 oppure Paragrafo 6.1). Se l'errore si ripresenta, controllare le condizioni d'impiego dell'apparecchio (vedi Paragrafo 3.2) – Rivolgersi al servizio di assistenza.
L'apparecchio misura immediatamente dopo la lettura del codice a barre, senza premere il tasto <START-ENTER>	Causa – Lettore del codice a barre impostato in modo errato	Soluzione del problema – Impostare il lettore del codice a barre in modo tale che dopo il codice a barre letto non venga più trasmesso alcun suffisso tramite l'interfaccia USB (vedi le istruzioni d'uso del proprio lettore del codice a barre).

La stampante collegata non stampa**Causa**

- Stampante non compatibile

Soluzione del problema

- Collegare una stampante in grado di interpretare il linguaggio di comando della stampa necessario (vedi Paragrafo 4.14.1 STAMPANTE E PROGRAMMA TERMINALE)

La trasmissione dei dati alla memoria USB non funziona**Causa**

- La memoria USB collegata non è stata riconosciuta
- La memoria USB è formattata con un file system non supportato, ad es. NTFS

Soluzione del problema

- Utilizzare un'altra memoria USB
- Formattare la memoria USB con il file system FAT 32

7 Dati tecnici

7.1 Caratteristiche di misura

Principio di misura	Spettrofotometro con tecnica del raggio di riferimento	
Fonte di luce	Tipo di lampada	Lampada alogena al tungsteno
	Durata media di vita	circa 1000 h
Monocromatore	Tipo	Monocromatore a reticolo con motore passo-passo
	Intervallo di lunghezze d'onda	320 - 1100 nm
	Velocità massima di scansione	circa 800 nm/min
	Calibrazione lunghezze d'onda	automatica
	Precisione	± 1 nm
	Riproducibilità	$\pm 0,5$ nm (controllabile, ad es. con un filtro all'ossido di olmio)
	Risoluzione	1 nm
	Fascia spettrale	4 nm
	Misurazione fotometrica	Sensore ottico
Intervallo di misura		$E = -3.300$ fino a $E = +3.300$
Linearità		$< 1\%$ per $E \leq 2,000$ in un range da 340 a 900 nm
Precisione		$\pm 0,003 E$ per $E < 0,600$ $\pm 0,5 \%$ dell'indicatore per $0,600 \leq E \leq 2,000$
Riproducibilità		$\pm 0,002$ con $E = 1,000$
Risoluzione		$\Delta E = 0,001$
Luce diffusa		$< \%$ trasmittanza a 340 e 408 nm
* in un range da 330 nm a 1100nm		

Cuvette utilizzabili	Cuvette cilindriche 16 mm	<ul style="list-style-type: none"> – diametro esterno: 16 mm – diametro interno: 13,6 mm – fondo provetta piatto – 13 mm con adattatore
	Cuvette cilindriche 24 mm	<ul style="list-style-type: none"> – diametro esterno: 24 mm – diametro interno: 21,5 mm – fondo provetta piatto
	Cuvette cilindriche 13 mm	13 mm con adattatore
	Altezza minima di riempimento	20 mm
	Capacità minima	cuvette cilindriche 16 mm: 4 ml cuvette cilindriche 24 mm: 10 ml cuvette rettangolari 10 mm: 2 ml cuvette rettangolari 20 mm: 4 ml cuvette rettangolari 50 mm: 10 ml
	Riconoscimento cuvetta	automatico per la maggior parte dei tipi di cuvetta

* A seconda dell'intervallo di lunghezze d'onda sono adatte cuvette diverse. Oltre alle cuvette cilindriche sono adatte tutte le cuvette rettangolari in vetro, quarzo o plastica, con superfici laterali opache (vedi paragrafo 8.1). Le cuvette con superfici laterali chiare o zigrinate non vengono riconosciute in modo affidabile dal riconoscimento automatico delle cuvette. Soprattutto nel caso di cuvette monouso in plastica, prima di grandi serie di misurazioni si consiglia di eseguire un test dell'idoneità.

Per misurazioni nell'intervallo UV al di sotto di 320 nm non sono adatte cuvette in vetro e cuvette in plastica PS reperibili in commercio, mentre al di sotto di 280 nm non sono adatte cuvette in plastica PMMA reperibili in commercio a causa delle loro caratteristiche di trasmittanza. Pertanto, per applicazioni nell'intervallo UV utilizzare cuvette in quarzo o cuvette monouso testate in plastica.

Modalità di misura

- Concentrazione
 - Misurazione con metodi programmati in modo fisso,
 - Selezione automatica del metodo in caso di set di test con codice a barre e lettore del codice a barre esterno
 - Programma di supporto per la creazione di metodi supplementari definiti dall'utente (massimo 100)
 - Formula di citazione e unità di misura a seconda del metodo
 - Visualizzazione a richiesta del valore di assorbanza
 - Update dei dati dei metodi possibile anche per internet

Modalità di misura

- Assorbanza / % trasmittanza
 - Possibilità di misurazione contro un valore di riferimento dell'assorbanza definito dall'utente
- Lunghezze d'onda multiple
 - Calcoli liberamente definibili da valori di assorbanza con un massimo di 10 lunghezze d'onda diverse
 - Formule memorizzabili come metodi (massimo 499)
- Spettro
 - Modalità assorbanza o % trasmittanza
 - Limiti all'interno dell'intervallo di lunghezze d'onda liberamente selezionabili
 - Passo: 1 nm
 - Durata di rilevamento per l'intero intervallo di lunghezze d'onda: < 7 min
 - Impostazioni memorizzabili come profili (massimo 20)
 - Funzioni per l'elaborazione dei dati: scansione con cursore, zoom, determinazione minima/massima, determinazione dei picchi, dispersione, livellamento, moltiplicazione con costanti, addizione di costanti, addizione e sottrazione di spettri, formazione del quoziente di due spettri
- Cinetica
 - Modalità assorbanza o % trasmittanza
 - Minimo intervallo di scansione impostabile: 1 s (in caso di alta assorbanza della soluzione campione l'intervallo di scansione si allungherà a causa della più lunga durata della singola misurazione)
 - Impostazioni memorizzabili come profili (massimo 20)
 - Funzioni per l'elaborazione dei dati: scansione cursore, zoom, determinazione minima/massima, calcolo della pendenza (per un intervallo o complessiva), attività enzimatica

7.2 Archiviazione dei valori misurati e garanzia della qualità

Memoria per valori di misurazione	Capacità di memoria	<ul style="list-style-type: none"> – 5000 valori di misurazione singoli dalle modalità di misurazione Concentrazione, Assorbanza / % Trasmittanza e Lunghezze d'onda multiple – Memoria fissa 40 MByte, sufficiente per circa 500 spettri e 400 curve cinetiche (valori d'esempio secondo la seguente ipotesi: spettri rispettivamente in un intervallo di lunghezze d'onda di 600 nm e curve cinetiche con 150 valori singoli)
	Periferiche	Memoria USB, stampante, PC
	Formati dei file	ASCII, *.csv
Funzioni di controllo	PCheck	Controllo del fotometro
	MCheck	Controllo dell'intero sistema
	SCheck	Controllo della matrice del campione
Gestione utenti	Disinseribile	si
	User account	3 livelli d'accesso (amministratore, utente, ospite)
	Accesso protetto da password	Per amministratori e utenti

7.3 Dati tecnici dell'apparecchio

Dimensioni	422 x 195 x 323 mm (larghezza x altezza x profondità)
Peso	circa 4,5 kg (senza alimentatore)
Grado di protezione alloggiamento	IP 30
Classe di sicurezza elettrica	III
Marchi di omologazione	CE

Condizioni ambientali ammesse	Temperatura	In esercizio: da +10 °C a +35 °C (da 41 °F a 95 °F) In magazzino: da -25 °C a +65 °C (da -13 °F a 268 °F)
	Umidità dell'aria	Media annua: ≤ 75 % 30 giorni/anno: 95 % Giorni restanti: 85 %
	Classe climatica	2
Alimentazione di energia elettrica	Alimentatore	Tipo: EDACPOWER EA1036R / EA1024PR Ingresso: 100 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz / 1 A Uscita: 12 V = / 3 A (Conforme alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/ 125/CE, EuP step 2)
Direttive e norme applicate	EMC	Direttiva CE 2004/108/CE EN 61326-1 – Interferenze: Classe B – Immunità: IEC 61000-4-3 ampliamento della tolleranza: 0,008 E FCC Classe A
	Sicurezza apparecchio	Direttiva CE 2006/95/CE EN 61010-1
	Classe climatica	VDI/VDE [Associazioni Elettrotec- nici Tedeschi] 3540
	Grado di protezione IP	EN 60529
Interfacce di comunicazione	Ethernet	RJ45
	USB	– 1 x USB-A (per stampante, sup- porti di memoria USB, tastiera o lettore del codice a barre) – 1 x USB-B (per PC)
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> ● Scarico per liquidi fuoriusciti in seguito alla rottura di una cuvetta ● Possibilità di eseguire l'update del software dell'apparecchio e dei dati dei metodi via Internet 	

**Lingue
disponibili**

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Italiano
- Bulgaro/Български
- Česko
- Cinese semplificato/ 中文
- Cinese tradizionale/ 繁體中文
- Dansk
- Olandese
- Greco/Ελληνικά
- Indonesiano/Indonesia
- Giapponese/ 日本語
- Coreano
- Magyar
- Malay/Melayu
- Macedone/Македонски
- Norsk
- Polski
- Portugués
- Rumeno/Română
- Russo/Русский
- Serbo/Srpski
- Slovenščina
- Svenska
- Thai/ ภาษาไทย
- Turco/Türkçe
- Vietnamita/Việt

8 Accessori, opzioni

8.1 Accessori

Cuvette	Descrizione	N. di codice
	Cuvetta cilindrica 24 mm con coperchio, 5 pz.	197629
	Cuvetta rettangolare, 10 mm	601040
	Cuvetta rettangolare, 20 mm	601050
	Cuvetta rettangolare, 50 mm	601070
	Cuvetta rettangolare quarzo, 10 mm	661130
	Cuvetta rettangolare quarzo, 20 mm	661140
	Cuvetta rettangolare quarzo, 50 mm	661160
	Panno di pulizia per cuvette	197635

Lampada di riserva	Descrizione	N. di codice
	Modulo lampada alogena per XD 7000	71310000

Cavi per impiego portatile	Descrizione	N. di codice
	Cavo di collegamento 12 V	71310020

Altri accessori	Descrizione	N. di codice
	Scanner manuale di codici a barre	71310030
	Accumulatore	711050

8.2 Strumenti di prova

Strumenti di prova	Descrizione	Modello	N. di codice
	Strumenti di prova per PCheck	Verification Standard Kit	215663
	Set di standard secondari VIS con certificato di calibrazione		711160
	Set di standard secondari UV con certificato di calibrazione		711161
	Cuvetta zero 16 mm		215661
	Cuvetta zero 24 mm		215662
	Strumenti di prova per MCheck	ValidCheck DW Anions	48399312
		ValidCheck DW Metals	48399212
		ValidCheck WW Influent	48399712
		ValidCheck WW Effluent	48399612



Sono disponibili altre soluzioni standard ValidCheck per il controllo dei metodi.

8.3 Accessori opzionali

Una tastiera PC USB è reperibile presso rivenditori specializzati competenti.

8.4 Cavo di connessione

PC Un PC può essere collegato allo XD 7000 nei seguenti modi:

Descrizione	N. di codice
– Cavo con USB-B e spina USB-A	Negozi specializzati

Stampante USB Una stampante USB può essere collegata allo XD 7000 nel seguente modo:

Descrizione	N. di codice
– Cavo con USB-B e spina USB-A	Negozi specializzati

9 Appendice

9.1 Glossario

AQS	Garanzia analitica di qualità (DeviceCheck).
Assorbanza	Misura logaritmica per l'assorbimento del campione; logaritmo decadale negativo della trasmittanza.
Assorbanza di riferimento	Permette di sostituire l'assorbanza di base memorizzata nel fotometro con una misurazione definita dall'utente.
Cinetica	Misurazione sostanza sciolta nel tempo.
Codice a barre	Codificazione ottica del metodo (campi neri e bianchi) che può essere letta dai relè fotoelettrici dell'apparecchio. Gli apparecchi XD 7x00 utilizzano due tipi di codici a barre. Uno si trova sulle etichette delle cuvette cilindriche 16 mm, l'altro è un codice 128-Barcode, che si trova nella descrizione dei metodi e sui pacchetti dei reagenti.
Coefficiente di correlazione	Indica la misura delle correlazioni lineari delle coppie di valori nella determinazione del punto zero e della pendenza per un metodo definito dall'utente.
Concentrazione	Massa o quantità di una sostanza sciolta per ogni volume ad es. in g/l o mol/l.
Cuvetta	Recipiente adatto alla raccolta di un campione liquido per la misura in un fotometro. Il materiale delle cuvette (prevalentemente vetro) deve possedere determinate caratteristiche ottiche, per poter essere adatto alla fotometria.
Formule di citazione	Diverse forme di rappresentazione del valore misurato per una concentrazione che possono essere ricavate l'una dall'altra. Il metodo per la determinazione del fosfato fornisce ad es. un valore di misura per fosforo P. Questo valore misurato può essere indicato a scelta con le formule di citazione PO ₄ , PO ₄ -P o P ₂ O ₅ .
Identificativo DeviceCheck	I valori di misura vengono dotati nella documentazione di un identificativo DeviceCheck (PCheck oppure MCheck), a seconda che la misurazione sia stata eseguita e con quale livello DeviceCheck.
Linea base	Valore di riferimento per lo spettro dell'assorbanza di riferimento o della trasmittanza di riferimento.
MCheck	Controllo dell'apparecchio insieme al metodo nell'ambito della garanzia analitica della qualità

Metodo	<p>Per metodo si intende un procedimento di prova chimica e particolari dati dei metodi (curva di calibrazione), necessari all'analisi dei risultati di misura.</p> <p>L'esecuzione del metodo fino alla misurazione con il fotometro è descritta nella procedura di analisi.</p> <p>Nello XD 7000 è archiviata una banca dati con i metodi. Si possono inoltre inserire in questa banca dati anche metodi definiti dall'utente.</p>
PCheck	<p>Controllo dell'apparecchio nell'ambito della garanzia analitica della qualità</p>
Procedimento di prova	<p>Il procedimento di prova indica il principio generale, in base al quale è possibile ridurre un campione ad una forma adatta alla misurazione. Metodi diversi possono avere come base lo stesso procedimento di prova.</p>
Procedura d'analisi	<p>Nella procedura d'analisi è descritta la procedura esatta per l'esecuzione del procedimento di prova.</p>
Recupero	<p>Il tasso di recupero è il valore misurato trovato diviso per il valore predefinito (in percentuale).</p> <p>Esempio: Valore predefinito 20 mg/l; valore trovato 19.7 mg/l => recupero 0.985 o tasso di recupero del 98,5%.</p>
Regolazione zero	<p>La taratura di un fotometro per mezzo di una cuvetta riempita d'acqua.</p>
Reset	<p>Ripristino dello stato originario di tutte le impostazioni di un sistema di misura o di un dispositivo di misura.</p>
SCheck	<p>Controllo dell'effetto matrice del campione sui risultati nell'ambito della garanzia analitica della qualità</p>
Set di test (kit)	<p>Un set di test contiene tutti i reagenti necessari per la determinazione fotometrica del campione secondo la procedura di analisi.</p>
Soluzione campione	<p>Denominazione per il campione pronto per la misurazione. Un campione di misura si ottiene di solito dal campione d'analisi (campione originale) debitamente condizionato. La soluzione campione e i campioni d'analisi sono identici solo quando non è stato effettuato nessun procedimento di condizionamento.</p>
Spettro	<p>Distribuzione dell'intensità, della trasmittanza o dell'assorbanza in relazione alla lunghezza d'onda.</p>
Standard	<p>Campione con una concentrazione ben definita della sostanza da analizzare.</p>
Standard PhotoCheck	<p>Soluzione stabile del colore con valori di assorbanza definiti per il controllo del fotometro.</p>
Torbidità	<p>Attenuazione della luce dovuta alla dispersione diffusa nelle sostanze insolubili.</p>

Trasmittanza	Percentuale di luce che passa attraverso il campione.
ValidCheck®	Soluzioni standard per il controllo dei metodi.
Valore bianco dei reagenti	L'analisi dei dati relativi alla misurazione fotometrica è sempre in relazione al valore di riferimento di una soluzione campione non contenente la sostanza da analizzare (valore bianco dei reagenti). Questo per compensare l'influenza dell'assorbanza di base dei reagenti sulla misurazione fotometrica.
Valore misurato	Il valore misurato è il valore specifico misurato di una grandezza di misura. Viene indicato come prodotto del valore numerico e dell'unità (ad es. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).

9.2 Indice dei marchi

Marchio	Depositato da
Microsoft®	Microsoft Corporation
Excel®	Microsoft Corporation

9.3 Indice delle parole chiave

A

Accensione	25
Accessori	178
Adattamento standard	55
Assorbanza di riferimento	75
Autotest	25

C

Calibrazione utente	55
Cinetica	98
Codice a barre	40
Collegamenti	11
Copia dei file	124
Correzione della torbidità	62

D

Data/ora	35
Dati tecnici	172
Disinfezione	165

E

Elementi di comando	11
---------------------------	----

G

Gestione del sistema	34
Glossario	180

I

Impostazioni dell'apparecchio	34
Informazioni riguardanti l'apparecchio	158
Informazioni sul sistema	158
Inizializzazione	157

K

Kit di fornitura	15
------------------------	----

L

Lettore del codice a barre	22
----------------------------------	----

M

Memoria dei dati di misura	115, 116, 117
----------------------------------	---------------

Messa in funzione	15
Metodi a lunghezze d'onda multiple	78
Metodi definiti dall'utente	
concentrazione	62
lunghezze d'onda multiple	78
Metodo	86
Misurazione dell'assorbanza / % trasmittanza	
74	
Misurazione dell'assorbanza / trasmittanza	74
Misurazione della concentrazione	40
Misurazione di campioni diluiti	47

N

numero versione software	158
--------------------------------	-----

P

Panoramica	11
Prese di connessione	11
Prima messa in funzione	16
Principi di comando	27
Printed in Germany.	2
Profilo (cinetica)	101
Profilo (spettro)	91
Pulizia	165

Q

Quadro operativo	12
------------------------	----

R

Regolazione zero	36
Reset	157
Rottura di una provetta	167

S

Salvataggio	113
Set di dati	114
set di dati	114
Sicurezza	7
Stampa	131
Stampante	131
Supporto di memoria USB	21

T

Timer	110
-------------	-----

Timer per le analisi 111

U

Update 159

Update dei metodi 159

Update del software 159

V

Valore bianco dei reagenti

 misurazione 52

Valore bianco del campione 48

Valore del bianco

 Valore bianco dei reagenti 50

 Valore bianco del campione 48

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.:
4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com

China

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way Amesbury,
SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
support@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@lovibond.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Inc.

(formerly Orbeco-Hellige Inc.)
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970 Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br

Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com

Spain

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018 Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibond.in
India

Technical changes without notice
Printed in Germany 04/2018
No.: 71310050
Lovibond® and Tintometer®
are Trademarks of the
Tintometer Group of Companies

