

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



BD 600 GLP

呼吸测量系统已针对GLP条件下的生物降解性测试进行了优化



- 符合 GLP 标准
- 用于 OECD 301F 和 BOD 测试
- 受保护的终身内存 (1 GB)
- 可延长测量时间至最多 90 天

货号: 2444461

BD 600 是过程控制的理想系统，或作为稀释方法的附加测试。使用呼吸计量系统，解决了与 BOD 分析的稀释方法有关的诸多问题。

显著减少样本制备

轻松开始收集数据 - 只需将样本倒入瓶中，加入硝化抑制剂，并将感应头放在瓶子上。不需要稀释样本或注射样本。

开始测试之后，用户无需在场

定期自动进行测量、存储，并可以随意调用 - 不再需要周末前往实验室或查看系统！

轻松便捷地解释测量值

直接以 mg / l BOD 在集成的大型显示器上显示样本结果。此外还显示 BOD 曲线，便于查看和理解测量数据点和趋势。此外，每个感应头集成一个 LED。通过这种方式，操作员可以通过视觉信号确定数据显示针对哪一个样本，并在样本数据的呈现期间减少可能存在的混淆或错误。

一致的测量条件

自动启动功能确保在相同样本温度下执行全部测量。如果测量值的测量条件保持一致，则操作员无需考虑温度或压力偏差结果。

样本识别和跟踪

BD 600 接口有助于在设置新样本时分配识别码或样本名称。这有助于从检测当时开始跟踪样本，并确保测量期间的可追溯性。

请使用遥控器

使用带玻璃门的恒温柜时，用户可以使用随附的遥控器显示样本测量数据 - 无需开门！这同样确保了样本温度恒定，这是取得准确结果的重要组成部分。

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

应用

污水处理

BD 600 GLP

BD 600 是用于测定生化需氧量 (BOD) 的呼吸计量系统。节省时间、减少潜在错误，并轻松明确地解释数据，以便为您的系统作出过程控制决策。

测量范围

Test Name	测量范围
BOD	0 - 40 mg/L BOD
BOD	0 - 80 mg/L BOD
BOD	0 - 200 mg/L BOD
BOD	0 - 400 mg/L BOD
BOD	0 - 800 mg/L BOD
BOD	0 - 2000 mg/L BOD
BOD	0 - 4000 mg/L BOD

Technical Data

测量原理	呼吸计量法，无汞；电子压力传感器
测量范围	0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
显示	大屏发光图形显示器
数据接口	USB
Auto – OFF	否
外部存储器	USB
内置存储器	1 GB 或最多 50000 个测量/校准数据
测量时间	可选择。 可选择5、28、60和90天
电源	100 - 240 V / 50-60 Hz 3个 碱性锰电池 (Baby电池/C型)
时钟	实时时钟和日期
便携性	便携式
自动开启	no
测量头	6
存储间隔	- 每2小时一次 (5天) - 每12小时一次 (28天) - 每24小时 (60天) 一次 - 每24 - 48小时 (90天)
保护等级	IP 53
一致性	CE EMC 符合 DIN EN 61326规范
尺寸	181 x 230 x 375 mm
带包装的重量	(4100 g, 含电池及测量瓶 5775 g, 含感应式磁力搅拌器。)

标准配置文本

- BD 600 GLP，带 6 个传感器
- 控制单元带电池
- 电源，包括用于 BD 600 GLP 和搅拌系统公共电源的 Y 型电缆
- 感应式磁力搅拌系统
- 包括的标配配件含：
 - 6 个样本瓶
 - 6 个套筒
 - 6个磁力搅拌棒
 - 50 ml 氢氧化钾溶液 45%
 - 50 ml 硝化抑制剂
 - 各 1 个溢出容量瓶 157ml
 - 各 1 个溢出容量瓶 428 ml
 - 1 个遥控器
 - 操作说明
 - 保修声明
 - 100 - 240 V/50 - 60 Hz

辅料

标题	货号
套件用于检查系统 (10 片)	2418328
氢氧化钾 (氢氧化钾溶液) 45%	2418634
硝化抑制剂	2418642
感应式磁力搅拌系统	2444456
单传感器 BOD GLP	2444470-GLP
Y 型电缆	2444475
遥控	2444481
USB 线 3 m	2444482
磁力搅拌棒	418633
磁力搅拌棒，100个。	418633-100
橡胶套, 4,5 cm	418636
磁棒去除器	418638
传感器的 BOD 瓶，棕色玻璃，500 ml	418644
6 个 BOD 瓶用于传感器，棕色玻璃	418645
全套溢流量瓶	418654
溢流量瓶 56 ml	418655
溢流量瓶 94 ml	418656
溢流量瓶 157 ml	418657
溢流量瓶 244 ml	418658
溢流量瓶 360 ml	418659
溢流量瓶 428 ml	418660
溢流量瓶 21.7 ml	418664
橡胶套 GLP, 6,5 cm	418676
感应式磁力搅拌系统的电源	444454
证书	999610-GLP

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙